



Manuel d'utilisation

Thermostats de process Integral avec régulateur de débit

IN 550 XT FC, IN 550 XTW FC, IN 590 XTW FC, IN 750 XT FC, IN 950 XTW FC, IN 1590 XTW FC,
IN 1850 XTW FC

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG

Laudaplatz 1

97922 Lauda-Königshofen

Allemagne

Tel.: +49 (0)9343 503-0

Fax: +49 (0)9343 503-222

Courriel : info@lauda.de

Internet : <https://www.lauda.de>

Traduction du manuel d'utilisation d'origine

Q4WA-E_13-003, 4, fr_FR 16/09/2022 © LAUDA 2022

Table des matières

1	Sécurité.....	7
1.1	Consignes de sécurité.....	7
1.2	Obligations de l'exploitant.....	9
1.3	Exigences CEM.....	10
1.4	Versions logicielles.....	10
1.5	Respecter les instructions d'utilisation complémentaires.....	10
1.6	Limites de l'appareil.....	11
1.6.1	Limites d'utilisation.....	11
1.6.2	Conditions ambiantes et d'utilisation.....	11
1.6.3	Limites temporelles.....	12
1.7	Interdiction d'apporter des modifications à l'appareil.....	12
1.8	Matériaux et matériels.....	12
1.9	Fluides frigorigènes fluorés.....	12
1.10	Exigences relatives au liquide caloporteur.....	12
1.11	Exigences posées aux flexibles.....	13
1.12	Qualification du personnel.....	13
1.13	Équipement de protection individuel.....	13
1.14	Structure des mises en garde.....	14
1.15	Dispositifs de sécurité de l'appareil.....	14
1.15.1	Protection contre les surchauffes.....	14
1.15.2	Protection contre les niveaux trop bas.....	15
1.15.3	Label de sécurité du produit.....	15
1.16	Symboles d'avertissement pour les appareils certifiés NRTL.....	15
1.17	Étiquettes d'informations.....	17
2	Déballage.....	19
3	Description des appareils.....	22
3.1	Vue d'ensemble Integral (grands modèles).....	22
3.2	Interrupteur secteur.....	22
3.3	Circuit hydraulique.....	22
3.4	Plaque signalétique.....	24
3.5	Interfaces.....	27
4	Avant la mise en service.....	29
4.1	Installer l'appareil.....	29
4.2	Flexibles.....	30
4.3	Raccordement d'une application externe.....	32
4.4	Liquides caloporteurs LAUDA.....	35
4.5	Exigences posées à l'eau de refroidissement.....	36

4.6	Raccorder l'eau de refroidissement.....	37
4.7	Configuration des interfaces.....	39
4.7.1	Configuration du contact sans potentiel (sortie des alarmes).....	40
4.7.2	Interface du contact sans potentiel.....	40
4.7.3	Configurer l'interface Ethernet.....	41
4.7.4	Vitesse de transfert des données.....	47
4.7.5	Procès-verbal de l'interface.....	48
4.7.6	Instructions de lecture.....	48
4.7.7	Instructions d'écriture.....	53
4.7.8	Commande pour l'interface Profibus.....	56
4.7.9	Messages d'erreur.....	56
5	Mise en service.....	58
5.1	Établir l'alimentation électrique.....	58
5.2	Première mise en marche de l'appareil.....	59
5.3	Commande de l'appareil avec l'unité de commande.....	61
5.3.1	Fenêtre de base, navigation et touches programmables.....	61
5.3.2	Structure du menu.....	63
5.3.3	Fenêtre de saisie et saisie de la température de consigne.....	65
5.3.4	Fenêtre graphique.....	67
5.3.5	Commandes de l'appareil à l'aide de la Command Touch.....	67
5.4	Réglage du liquide caloporteur.....	68
5.5	Réglage de Tmax.....	69
5.6	Réglage des températures limites Tih et Til.....	70
5.7	Pression maximale et limitation de pression.....	71
5.8	Remplir l'appareil avec le liquide caloporteur.....	72
5.9	Dégazage du liquide caloporteur (évacuation des composés organiques à bas point d'ébullition).....	76
5.10	Réglage du débit du liquide caloporteur.....	77
5.11	Régler le by-pass.....	79
5.12	Mettre en marche la régulation du débit.....	80
5.13	Régler le débit.....	82
6	Fonctionnement.....	83
6.1	Avertissements généraux.....	83
6.2	Modes de fonctionnement.....	85
6.3	Paramètre de réglage pour le régulateur de débit.....	85
6.4	Paramètre de réglage standard.....	86
6.4.1	Bases de la régulation.....	87
6.4.2	Récapitulatif des paramètres de régulation internes.....	90
6.4.3	Aperçu des paramètres de réglage externes.....	90
6.4.4	Activation de la grandeur de régulation.....	91

6.4.5	Ajuster les paramètres de réglage.....	92
6.5	Auto-adaptation.....	92
6.6	Réglage de la compensation du point de consigne.....	94
6.7	Limitations du chauffage et du refroidissement.....	95
6.8	Correction de temps morts.....	95
6.9	Limitation dynamique de la puissance de chauffe.....	96
6.10	Refroidissement.....	97
6.11	Réglage de base.....	98
6.12	Calibration de la sonde de température.....	101
6.13	Rétablir les paramètres usine.....	103
6.14	Afficher l'état de l'appareil.....	104
6.15	Surveillance du débit du chauffage interne.....	106
6.16	Programmateurs.....	107
6.16.1	Principes de base.....	107
6.16.2	Créer et modifier des programmes.....	111
6.17	Régler heures, date, format et fuseaux horaires.....	113
6.18	Opérateur et observateur.....	115
6.19	Verrouillage et activation des touches de commande.....	119
6.20	Serveur Web LAUDA Command.....	119
6.21	Service cloud LAUDA.LIVE.....	122
6.22	Dispositif de sécurité Safe Mode.....	124
6.23	Importation et exportation de données.....	128
6.23.1	Importation de données.....	128
6.23.2	Exportation de données.....	129
7	Entretien.....	132
7.1	Mises en garde pour l'entretien.....	132
7.2	Intervalles de maintenance.....	132
7.3	Nettoyer l'appareil.....	133
7.4	Nettoyer le condenseur refroidi par air.....	133
7.5	Nettoyage du circuit d'eau réfrigérante.....	134
7.6	Contrôle de la protection contre les surchauffes.....	136
7.7	Contrôler la protection contre les niveaux trop bas.....	137
7.8	Contrôler le liquide caloporteur.....	137
8	Dysfonctionnements.....	139
8.1	Alarmes, erreurs et avertissements.....	139
8.2	Alarmes.....	139
8.3	Dépannage.....	141
9	Mise hors service.....	145
9.1	Consignes sur la mise hors service.....	145

9.2	Vidanger et nettoyer l'appareil.....	145
9.3	Vidanger le circuit d'eau réfrigérante.....	148
10	Élimination.....	149
10.1	Mise au rebut de l'emballage.....	149
10.2	Mise au rebut du fluide frigorigène.....	149
10.3	Mise au rebut de l'appareil.....	149
10.4	Éliminer le liquide caloporteur et les autres fluides.....	150
11	Accessoires.....	151
12	Généralités.....	152
12.1	Droit de propriété industrielle.....	152
12.2	Modifications techniques.....	152
12.3	Conditions de garantie.....	152
12.4	Contact LAUDA.....	152
13	Caractéristiques techniques.....	153
13.1	Caractéristiques générales.....	153
13.2	Données spécifiques à l'appareil.....	155
13.3	Puissance de chauffe et alimentation.....	158
13.4	Capacité frigorifique.....	160
13.5	Fluide frigorigène et poids de remplissage.....	162
14	Déclaration de conformité et certificats.....	164
15	Schéma fonctionnel.....	170
16	Retour de marchandises et déclaration d'innocuité.....	171
17	Glossaire.....	172
18	Index.....	174

1 Sécurité

1.1 Consignes de sécurité



IMPORTANT

- Lire attentivement la notice d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Les informations contenues dans la présente notice d'instructions doivent être gardées à proximité de l'appareil.
- Veuillez conserver soigneusement la notice d'instructions pour toute consultation ultérieure.
- La notice d'instructions fait partie intégrante de l'appareil. En cas de remise de l'appareil à un tiers, la notice d'instructions doit être également transmise.
- La notice d'instructions est disponible sur notre site Internet (www.lauda.de).



Un aperçu du personnel autorisé et des équipements de protection est disponible au ↗ Chapitre 1.12 « Qualification du personnel » à la page 13 et au ↗ Chapitre 1.13 « Equipement de protection individuel » à la page 13.

L'« état sûr » de l'appareil de thermorégulation en cas de surchauffe, de niveau trop bas ou d'apparition d'erreurs est défini par :

- Arrêt chauffage.
- Les appareils doivent être utilisés conformément à leur destination dans les conditions indiquées dans la présente notice d'instructions. Tout autre mode de fonctionnement est considéré comme non conforme et est susceptible d'altérer la sécurité conférée par l'appareil.
- Vous devez, en tant qu'utilisateur, contrôler l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité. Respecter les intervalles de maintenance.
- Transporter l'appareil avec prudence. Ne jamais basculer l'appareil ou le mettre la tête en bas.
- L'appareil et son contenu peuvent être endommagés :
 - en cas de chute,
 - en cas de secousses.
- L'utilisation de l'appareil est réservée à un personnel ayant reçu une formation.
- Ne pas mettre l'appareil en service si :
 - il est endommagé,
 - il n'est pas étanche (écoulement du liquide caloporteur par exemple),
 - le câble réseau et/ou d'autres câbles sont endommagés.
- Ne pas poser l'appareil dans des zones avec des produits agressifs.
- La surface d'installation doit être étanche, plane, antidérapante et non inflammable.
- Respecter la distance spécifiée par rapport aux autres appareils, objets ou murs.
- Protéger l'appareil des chutes de gouttes d'eau ou de l'eau de condensation.

- Ne stocker aucun liquide ni aucun objet inflammable au-dessus de l'appareil.
- Ne manipuler aucun liquide inflammable à proximité immédiate de l'appareil.
- Ne pas poser de pièces lourdes sur l'appareil.
- Les appareils sont destinés à fonctionner sur des réseaux mis à la terre. Le fonctionnement sur des réseaux IT par exemple n'est pas autorisé.
- Arrêter l'appareil et débrancher la fiche secteur :
 - lors des travaux d'entretien et de réparation,
 - lors du déplacement de l'appareil,
 - lors du montage ou démontage de modules d'interface ou d'accessoires.
- Ne pas utiliser l'appareil sans liquide caloporteur.
- La plage de température de fonctionnement prévue pour l'appareil doit impérativement être respectée.
- Utiliser uniquement des liquides caloporteurs agréés.
- Assurer un débit volumique continu du liquide caloporteur au moyen du by-pass intégré.
- Seuls des professionnels sont autorisés à effectuer des travaux d'entretien et de réparation.
- Utiliser un équipement de protection adapté pour intervenir sur l'appareil ou les composants raccordés.
- Vidanger complètement l'appareil avant de le déplacer.
- Ne pas réaliser de modifications techniques sur l'appareil.
- Les appareils n'ont pas été conçus pour être utilisés dans un contexte médical, conformément à la norme DIN EN 60601-1 ou CEI 601-1.
- Raccorder uniquement des applications à circuit hydraulique fermé à l'appareil.
- En cas d'applications sensibles à la pression (un appareillage en verre par exemple) ayant une pression de service maximale admissible inférieure à la pression maximale de la pompe de l'appareil, un dispositif de décharge de pression doit être installé afin d'éviter toute surpression.
- La température de surface de certaines pièces de l'appareil (les tubulures de pompe ou de vidange par exemple) peut, en cas de température de service élevée, dépasser les 70 °C (risque potentiel de brûlure).
- Après une coupure de courant ou un arrêt de l'appareil, certaines pièces de l'appareil peuvent chauffer fortement pendant un court instant.
- Utiliser des flexibles adaptés.
- Fixer les flexibles à l'aide de colliers de serrage afin d'éviter tout glissement du raccord de tuyau.
- Vérifier de temps en temps si les flexibles présentent d'éventuels signes de fatigue. En cas de rupture de flexible, du liquide brûlant peut jaillir et mettre en péril des personnes et du matériel.
- Ne pas utiliser l'appareil si des fuites ont été constatées. Aérer immédiatement le lieu d'installation.
- Les actions suivantes peuvent redémarrer involontairement les thermostats depuis le mode stand-by :
 - minuterie activée précédemment,
 - instruction de 'démarrage' via les interfaces actives de l'appareil.
- Respecter les températures de stockage et de service admissibles de l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être exposé au feu afin d'éviter tout risque d'explosion.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec son boîtier monté.
- Si un flexible ou un bac collecteur est raccordé au tube de trop-plein, ils doivent être adaptés au liquide caloporteur et à la température maximale de fonctionnement.
- Le trop-plein ne doit pas être obturé.
- Avant de vidanger, mettre le liquide caloporteur à température ambiante.
- En cas de changement de liquide caloporteur, nettoyer l'appareil soigneusement et le vidanger complètement. Il est recommandé de rincer l'appareil avec le nouveau liquide caloporteur.
- Éviter impérativement toute infiltration de liquides secondaires dans l'appareil (par un échangeur thermique défectueux du client par exemple).
- Respecter tous les labels de sécurité produit / toutes les marques de sécurité apposés sur l'appareil.

Consignes de sécurité supplémentaire destinées aux appareils refroidis à l'eau

- Utiliser une eau de refroidissement adaptée pour éviter la corrosion dans le circuit d'eau réfrigérante.
- Le flexible retour du refroidissement à l'eau doit être bien fixé dans la zone d'écoulement pour éviter un glissement incontrôlé en cas de coup de bélier.
- Le flexible retour du refroidissement à l'eau doit être fixé dans la zone d'écoulement de manière à rendre impossible la projection d'eau de refroidissement brûlante.
- Éviter de plier ou d'écraser le flexible retour du refroidissement à l'eau. Les flexibles d'eau de refroidissement risquent d'être arrachés en cas de surpression et de l'eau brûlante peut s'écouler.
- Pour éviter les dégâts causés par une fuite du système d'eau de refroidissement, il est recommandé d'installer un avertisseur de fuites doté d'une coupure de l'eau.

1.2 Obligations de l'exploitant

Il convient de respecter les réglementations nationales du pays dans lequel l'installation va être mise en place.

Il faut notamment veiller à appliquer les dispositions légales concernant la sécurité de fonctionnement.

Respecter les conditions d'installation figurant au  « Lieu d'implantation » à la page 155.

Les exploitants de l'Union européenne doivent respecter les prescriptions en vigueur du règlement (UE) n° 517/2014 concernant les gaz à effet de serre fluorés. Pour un aperçu complet, se référer au règlement. Cela inclut les points suivants :

- L'objectif général du règlement est une réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés.
- Contrôles réguliers d'étanchéité en fonction de la quantité de l'équivalent CO₂ (voir plaque signalétique et règlement ; à partir d'un équivalent de 5 t de CO₂, des contrôles d'étanchéité réguliers peuvent s'avérer nécessaires).

- Confier les contrôles d'étanchéité, la maintenance, l'entretien, la réparation, la mise hors service ou la récupération à un personnel certifié et autorisé (le LAUDA Service par exemple).
- Tenir un registre des fluides frigorigènes ajoutés ou récupérés, y compris leur quantité et leur type. Les enregistrements sont à conserver au moins pendant 5 ans.

1.3 Exigences CEM

Tab. 1 : Classification suivant les exigences de compatibilité électromagnétique

Appareil	Exigences concernant l'immunité aux interférences	Classe d'émissions	Raccordement secteur du client
Thermostat de process Integral XT FC	Tableau 2 (industrie) selon EN 61326-1	Classe d'émissions B selon la norme CISPR 11	uniquement pour l'UE Valeur du raccordement ≥ 100 A
Thermostat de process Integral XT FC	Tableau 2 (industrie) selon EN 61326-1	Classe d'émissions B selon la norme CISPR 11	le reste du monde (en dehors de l'UE) aucune restriction

Instructions for Class A digital device, Canada

“This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003” (ICES = Interference Causing Equipment Standards).

« Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada ».

1.4 Versions logicielles

Cette notice d'instructions est valable pour l'appareil à partir des versions logicielles suivantes.

Logiciel	valable à partir de la version
Système de régulation	1.38
Système de protection	1.22
Système de refroidissement	1.38
Chauffage	1.21
Pompe	2.61
Température extérieure	1.45
Module E/S analogique	3.47
Module RS 232/485	3.39
Appli web	1.01

1.5 Respecter les instructions d'utilisation complémentaires

Modules d'interface

L'appareil peut être équipé de modules d'interfaces complémentaires. Lors du montage et de l'utilisation de modules d'interface, les instructions d'utilisation respectives doivent être lues et observées.

1.6 Limites de l'appareil

1.6.1 Limites d'utilisation

Utilisation conforme

- Le thermostat de process avec régulateur de débit permet de transporter des liquides caloporteurs conducteurs d'électricité (conductivité supérieure à 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$) dans leur plage de température de fonctionnement dans un circuit fermé, à les thermoréguler et à régler le débit volumique à une valeur prédéterminée. Le liquide caloporteur est pompé par un flexible pour une utilisation externe et reflue dans l'appareil par un autre flexible.
- Les huiles de silicone et les huiles minérales ne sont pas adaptées à la régulation du débit.

Utilisation abusive raisonnablement prévisible

- Fonctionnement en extérieur
- Fonctionnement en atmosphère explosive
- Fonctionnement après un montage incomplet
- Fonctionnement avec des liquides caloporteurs qui ne sont pas suffisamment conducteurs
- Fonctionnement avec un liquide caloporteur combustible, inflammable, extrêmement inflammable ou explosif
- Fonctionnement en dehors de la plage de température admissible du liquide caloporteur
- Fonctionnement sur un circuit hydraulique non fermé
- Fonctionnement avec des câbles, flexibles ou autres raccords non conformes aux normes
- Fonctionnement avec une pression de la pompe ou une température de consigne non appropriée à l'utilisation
- Fonctionnement destiné à réchauffer ou refroidir des aliments
- Fonctionnement dans des conditions médicales conformément à la norme DIN EN 60601-1 ou CEI 601-1

Type d'alimentation en énergie

- Énergie électrique (chaque appareil)
- Eau de refroidissement (nécessaire pour les thermostats de process refroidis à l'eau)

Limites de puissance et valeurs de fonctionnement

- Consulter le chapitre Caractéristiques techniques

1.6.2 Conditions ambiantes et d'utilisation

L'appareil doit être utilisé exclusivement dans les domaines suivants :

- Production, qualité, recherche et développement dans le secteur industriel
- Utilisation uniquement en intérieur
- Utilisation jusqu'à une altitude de 2000 m au-dessus du niveau de la mer
- Température ambiante de 5 °C à 40 °C
- Humidité relative maximale de 80 % à une température ambiante de 31 °C, avec décroissance linéaire jusqu'à une humidité relative de 50 % à 40 °C.

- Variations de la tension secteur jusqu'à $\pm 10\%$ de la tension nominale.
- Catégorie de surtension II

1.6.3 Limites temporelles

Durée de vie	- L'appareil est conçu pour fonctionner pendant 20 000 heures de service.
Intervalles de maintenance	- Voir ↪ Chapitre 7.2 « Intervalles de maintenance » à la page 132
Durée maximale de fonctionnement sans interruption	- L'appareil est conçu pour un fonctionnement continu sous surveillance.

1.7 Interdiction d'apporter des modifications à l'appareil

Toute modification technique effectuée par l'utilisateur sur l'appareil est interdite. Toutes les conséquences qui en découlent ne sont pas couvertes par le service après-vente ou la garantie du produit. Seul le service LAUDA ou un partenaire agréé par LAUDA est autorisé à effectuer des travaux d'entretien.

1.8 Matériaux et matériels

Toutes les pièces qui sont en contact avec le liquide caloporteur sont fabriquées à partir de matériels de qualité supérieure adaptés à la température de service. Les matériaux employés sont des aciers inoxydables, du cuivre et du laiton de qualité supérieure ainsi que des plastiques haut de gamme résistants à la température.

1.9 Fluides frigorigènes fluorés

Les cryostats de process sont utilisés avec des fluides frigorigènes fluorés. La désignation et la quantité de fluide frigorigène sont indiquées sur la plaque signalétique.

1.10 Exigences relatives au liquide caloporteur

- Des liquides caloporteurs sont employés pour la thermorégulation. Les liquides caloporteurs LAUDA sont recommandés pour l'appareil de thermorégulation. Les liquides caloporteurs LAUDA ont été testés par LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG et validés pour cet appareil.
- Sur Integral Flow Control, la conductivité électrique du liquide caloporteur utilisé doit être supérieure à $1\ \mu\text{S}/\text{cm}$.
- Chaque liquide caloporteur couvre une certaine plage de température. Celle-ci doit correspondre à la plage de température de votre application.
- Lors du fonctionnement, des risques dus aux températures élevées ou basses peuvent survenir, voire un incendie, si certains seuils de température sont dépassés ou ne sont pas atteints, ou si le réservoir se casse et qu'une réaction se produit avec le liquide caloporteur.

- Les risques et mesures de sécurité correspondantes lors de la manipulation du liquide caloporteur sont spécifiés dans la fiche de données de sécurité de ce dernier. Il faut donc consulter la fiche de données de sécurité du liquide caloporteur pour une utilisation conforme de l'appareil.
- Si vous souhaitez employer vos propres liquides caloporteurs, vérifiez qu'ils conviennent aux matières et matériaux utilisés.
- Le liquide caloporteur doit être pourvu d'une protection anticorrosion.

1.11 Exigences posées aux flexibles

Les flexibles du circuit hydraulique externe doivent résister :

- au liquide caloporteur utilisé,
- à la pression du circuit hydraulique,
- aux hautes et basses températures de fonctionnement.

1.12 Qualification du personnel

Personnel de service

Le personnel de service est constitué par les personnes qui ont été formées par des spécialistes à l'utilisation de l'appareil conformément à sa destination selon la notice d'instructions.

Personnel spécialisé

Certaines opérations sur l'appareil doivent être exécutées par des spécialistes. On entend par personnel spécialisé les personnes qui, en raison de leur formation, leurs connaissances et leurs expériences sont en mesure d'évaluer le principe de fonctionnement de l'appareil et de l'application, ainsi que les risques qui en émanent.

1.13 Equipement de protection individuel



Gants de protection

Des gants de protection sont indispensables pour certaines activités. Les gants de protection doivent être conformes à la norme DIN EN 374. Les gants de protection doivent résister aux produits chimiques.



Lunettes de protection


Des lunettes de protection sont nécessaires pour certains travaux. Les lunettes de protection doivent répondre à la norme DIN EN 166. Les lunettes doivent se fermer hermétiquement et être munies d'écrans latéraux.



Tenue de protection

Une tenue de protection est nécessaire pour réaliser certains travaux. Celle-ci doit satisfaire aux exigences légales en matière d'équipements de protection individuelle. La tenue de protection doit être à manches longues. Des chaussures de sécurité sont également requises.

1.14 Structure des mises en garde

Symbole d'avertissement	Type de danger
	Avertissement : emplacement dangereux.
Terme générique	Signification
DANGER !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse directe se traduisant par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
AVERTISSEMENT !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
ATTENTION !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des lésions légères ou moindres si celle-ci ne peut être évitée.
REMARQUE !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des dommages matériels et sur l'environnement si celle-ci ne peut être évitée.

1.15 Dispositifs de sécurité de l'appareil

1.15.1 Protection contre les surchauffes

La protection contre les surchauffes est un dispositif de sécurité qui empêche une inflammation du liquide caloporteur inflammable due à des températures trop élevées. Tous les composants touchant à la sécurité de l'appareil sont arrêtés afin d'éviter un risque d'incendie. Le signal d'alarme informe en outre qu'une protection contre les surchauffes est activée. La température à laquelle le dispositif de sécurité se déclenche doit être réglée en fonction du liquide caloporteur utilisé.

Répéter le contrôle de la protection contre les surchauffes à intervalles réguliers.



Informations complémentaires ↗ Chapitre 7.2 « Intervalles de maintenance » à la page 132 et ↗ Chapitre 7.6 « Contrôle de la protection contre les surchauffes » à la page 136.

1.15.2 Protection contre les niveaux trop bas

La protection contre les niveaux trop bas est un dispositif de sécurité qui sert à empêcher un endommagement de l'appareil et une inflammation du liquide caloporteur inflammable due aux corps de chauffe brûlants. Si le niveau de remplissage du liquide caloporteur dans l'appareil passe en dessous d'un certain niveau, un avertissement est tout d'abord émis. Si le niveau de remplissage continue à baisser, une alarme est déclenchée. Tous les composants relatifs à la sécurité de l'appareil sont alors mis hors tension.

Répéter le contrôle de la protection contre les niveaux trop bas à intervalles réguliers.



Informations complémentaires ↗ Chapitre 7.2 « Intervalles de maintenance » à la page 132 et ↗ Chapitre 7.7 « Contrôler la protection contre les niveaux trop bas » à la page 137.

1.15.3 Label de sécurité du produit

Chaud



Le symbole graphique « Surfaces chaudes » est apposé sur l'appareil. Ce symbole attire l'attention sur les surfaces brûlantes de l'appareil. Tout contact avec ces surfaces est interdit durant le fonctionnement. Avant de toucher ces surfaces pour des interventions telles que la maintenance, ces surfaces doivent avoir refroidi à la température de la pièce.

Danger



Le symbole graphique « Danger » est apposé sur l'appareil. Ce symbole est utilisé pour avertir d'un potentiel danger sur l'appareil pouvant présenter un danger imminent ou réel pour la vie et la santé des personnes.

1.16 Symboles d'avertissement pour les appareils certifiés NRTL

Autocollants apposés sur les appareils certifiés NRTL



N'utiliser l'appareil que si le boîtier est monté



Liquide caloporteur inflammable

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Read and understand the operator's manual before using this machine! Failure to follow operating instructions could result in death or serious injuries.	Veuillez lire et suivre attentivement le mode d'emploi avant tout usage de l'appareil ! Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Lire la notice d'instructions

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Risk of injury! Wear eye protection, protective clothing, protective gloves, safety shoes.	Risque de blessure ! Portez une protection oculaire, des vêtements de protection, des gants de protection et des chaussures de sécurité.

Porter un équipement et une tenue de protection

	WARNING	AVERTISSEMENT
	COLD or HOT surface. Do not touch! To avoid serious burns or frostbite, follow documented safety procedures before accessing or disconnecting fluid lines.	Surface FROIDE ou CHAUDE. Ne pas toucher ! Pour éviter de graves brûlures ou gelures, suivez les procédures de sécurité documentées avant d'accéder aux conduites de fluide ou de débrancher.

Surfaces froides ou chaudes

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Crush hazard! Pulling the top may cause device to tip over. Be careful when moving the device. Ask an assistant to help moving the device.	Risque d'écrasement ! Tirer sur le dessus peut faire basculer l'appareil. Faites attention lorsque vous déplacez l'appareil. Veuillez demander une assistance pour vous aider à déplacer l'appareil.

Ne pas faire basculer l'appareil

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Falling load can cause severe injuries! Use the lifting points provided and use lifting eyes. Stand clear of load.	La chute de charge peut provoquer des blessures graves ! Utilisez les points de levage prévus à cet effet et utilisez des anneaux de levage. Tenez-vous à l'écart de la charge.

Ne pas se tenir sous une charge en suspension

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Slip hazard! Wet surfaces may be slippery.	Risque de glissade ! Les surfaces humides peuvent être glissantes.

Glissade due à la présence d'un liquide au sol

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Crush hazard! Lock the castors when device is not transported.	Risque d'écrasement ! Bloquez les roues lorsque l'appareil n'est pas transporté.

Bloquer les roulettes

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Hazardous voltage! Also if the main isolator is switched off, the yellow cable may still be live.	Tension dangereuse ! Même si l'isolateur principal est coupé, le câble jaune peut être sous tension.

Le câble jaune (ligne de terre) peut toujours rester sous tension, même si l'interrupteur principal est coupé !

	WARNING	AVERTISSEMENT
	Hazardous voltage! Contact may cause electrical shock and injuries. Disconnect power before servicing.	Tension dangereuse ! Le contact peut provoquer des chocs électriques et des blessures. Débranchez l'alimentation électrique avant toute intervention.

Débrancher l'appareil du secteur avant toute intervention (pour entretien) sur l'appareil.

400 V 50 Hz / 460 V 60 Hz 60 A 65 kA	NOTICE	AVIS
	For use on a solidly center grounded WYE source only! Use CU Cable 4 AWG!	À utiliser uniquement sur une source WYE solidement centrée à la terre ! Utiliser le câble CU 4 AWG !

Utiliser le bon câble pour raccorder l'alimentation secteur correspondante.

1.17 Étiquettes d'informations

Retour



Ce symbole indique un retour vers l'appareil. L'absence de symbole supplémentaire indique un retour de la pompe du circuit de thermorégulation. Si le symbole supplémentaire Eau de refroidissement est placé à proximité immédiate des d'appareils refroidis par eau, le symbole « Retour » indique l'entrée du circuit d'eau.

Marche avant



Ce symbole indique une marche avant de l'appareil. L'absence de symbole supplémentaire indique un départ de la pompe du circuit de thermorégulation. Si le symbole supplémentaire Eau de refroidissement est placé à proximité immédiate des d'appareils refroidis par eau, le symbole « Marche avant » indique la sortie du circuit d'eau.

Eau de refroidissement



Ce symbole complète les symboles « Retour » et « Marche avant » placés à proximité immédiate et indique qu'il s'agit des connexions correspondantes pour l'eau de refroidissement.

By-pass



Ce symbole indique le by-pass de l'appareil qui doit être réglé.

Vidange du réservoir de compensation



Ce symbole indique la vidange du vase d'expansion interne. Il est apposé sur la face supérieure de l'appareil et remplit la fonction d'une mémoire tampon hydraulique pour le circuit de thermorégulation.

Vidange du circuit hydraulique



Ce symbole, s'il est apposé, indique la vidange des composants du circuit hydraulique côté appareil qui, en raison de leur disposition, ne peuvent pas être vidangés par la vidange principale et doivent être vidangés séparément. Cette vidange n'est nécessaire et possible que sur certaines variantes d'appareil.

Vidange principale



Ce symbole indique la vidange principale du circuit hydraulique, qui se trouve près du point le plus bas du circuit de thermorégulation côté appareil. Cette vidange principale permet de vidanger la plupart des composants situés plus haut dans le circuit de thermorégulation et l'application raccordé selon le principe hydraulique. Si une vidange séparée est nécessaire du côté de l'appareil, elle est indiquée par le symbole « Vidange du circuit hydraulique ».

LiBus

LiBus

Cette étiquette indique une interface LiBus, par défaut incluse pour le type d'appareil.

Pt 100

Pt 100

Cette étiquette indique une interface Pt 100, par défaut incluse pour le type d'appareil.

Contact sans potentiel

OUT


Cette étiquette indique une interface avec contact sans potentiel, par défaut incluse pour le type d'appareil.

2 Déballage

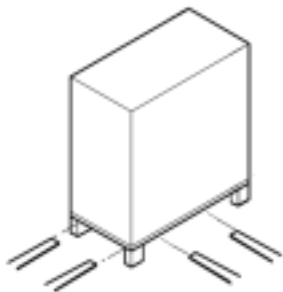


Fig. 1 : Transport avec le chariot élévateur



DANGER !
Dommage en cours de transport

Electrocution

- Inspecter l'appareil avant sa mise en service pour vérifier qu'il ne présente aucun signe extérieur de dommage survenu en cours de transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si un quelconque dommage est constaté !

Personnel : Personnel de service

À la livraison, vérifier immédiatement que l'appareil et ses accessoires ont tous été livrés et qu'ils ne présentent pas de dommages dus au transport.



Si, contre toute attente, l'appareil ou ses accessoires sont endommagés, veuillez informer immédiatement le transporteur afin qu'un procès-verbal de dommage puisse être établi et que le dommage survenu au cours du transport puisse être examiné. Veuillez informer également sans délai le LAUDA Service. Les coordonnées sont disponibles au ↗ Chapitre 12.4 « Contact LAUDA » à la page 152.



Conserver l'emballage d'origine de votre appareil de thermorégulation pour le transporter ultérieurement.

Les graphiques suivants montrent un appareil sans régulation du débit intégrée. Sur Integral Flow Control, la procédure est la même.

Déballer l'appareil conformément aux instructions suivantes :

1. **Fig. 1** : couper les sangles de cerclage ① et les retirer.
2. Soulever le couvercle de l'emballage en carton ② et le retirer.
3. Dévisser les fermetures à baïonnette ③ du carton. Pour cela, les tourner dans le sens antihoraire.
4. Retirer le carton ④.
5. **Fig. 2** : dévisser les vis ⑤ du couvercle en bois. Pour cela, les tourner dans le sens antihoraire. Retirer le couvercle en bois ⑥.
6. **Fig. 3** : l'appareil est vissé sur la palette de transport au moyen d'équerres en acier. Dévisser les vis ⑦ du fond d'appareil. Faites pivoter les roulettes sur le côté afin de ne pas les accrocher à l'équerre en soulevant l'appareil.

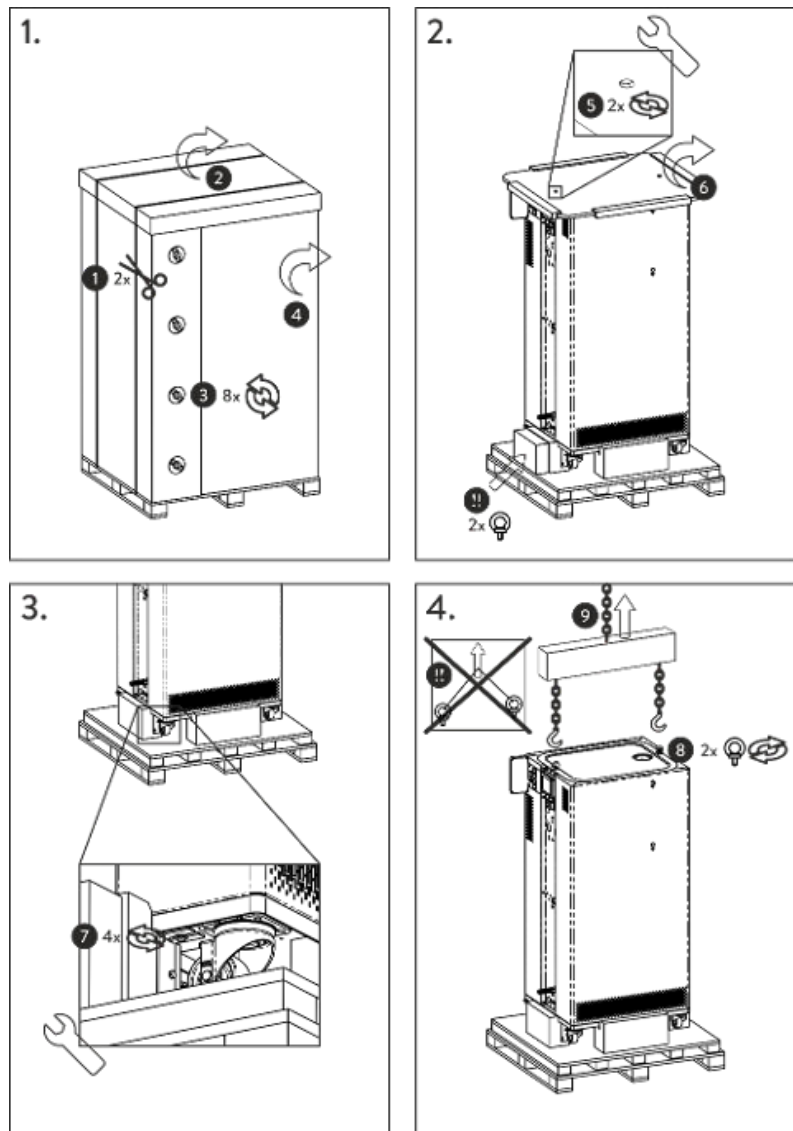


Fig. 2 : Graphique des instructions de déballage

7. **Fig. 2** : retirer les anneaux de manutention de l'emballage.
8. **Fig. 4** : visser les anneaux de manutention dans les filetages $\text{\textcircled{8}}$ (M10 ou M16) situés sur la face supérieure du boîtier. Pour cela, les tourner dans le sens horaire.



Fig. 3 : Anneau de manutention (exemple)

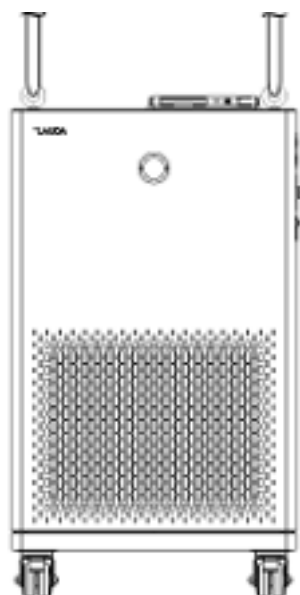



Fig. 4 : Soulever l'appareil

9. Sur chaque anneau de manutention, utiliser une élingue ronde (textile) autorisée, une chaîne, un câble d'acier ou un équipement équivalent. Fixer les élingues rondes à la traverse de manière sécurisée.
10. Aligner les élingues rondes parallèlement les unes par rapport aux autres et perpendiculairement à la face supérieure de l'appareil. La traverse  doit être parallèle à la face supérieure de l'appareil.



Des élingues rondes formant un angle ne sont pas admissibles. Utiliser une traverse.


11. Soulever l'appareil de la palette de transport à l'aide d'une grue.

Tab. 2 : Accessoires de série Integral XT FC

Type d'appareil	Désignation	Quantité	Référence de commande
Tous les Integral XT FC	Notice d'instructions	1	Q4WA-E_13-003
Tous les Integral XT FC	Câble réseau	1	---
Tous les Integral XT FC	Anneau de manutention M10 x 17	2	DSS 085
Integral XT FC refroidis à l'eau	Raccord fileté des tubulures d'eau réfrigérante	2	EOA 001
Tous les Integral XT FC	Raccord de tuyau à écrou papillon pour tubulure de vidange	1	EOA 078

3 Description des appareils

3.1 Vue d'ensemble Integral (grands modèles)

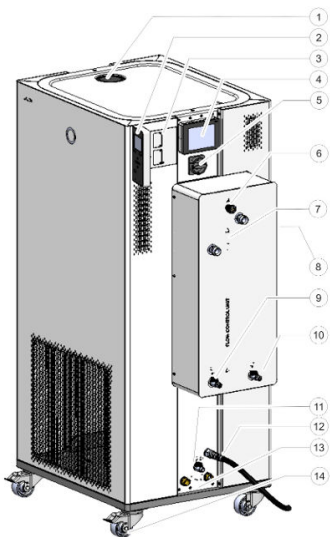

- 1 Tubulure de remplissage avec couvercle
- 2 Unité de commande stationnaire
- 3 Interfaces et deux emplacements pour les modules d'interface
- 4 Unité de télécommande Command Touch (option)
- 5 Interrupteur secteur
- 6 Molette de réglage de la valve de dérivation
- 7 Tubulures de pompe
- 8 Douille de service (pour le service uniquement)
- 9 Robinet de vidange pour l'appareil de thermorégulation du vase d'expansion
- 10 Robinet de vidange du régulateur de débit
- 11 Robinet de vidange pour l'appareil de thermorégulation du circuit hydraulique
- 12 Câble réseau
- 13 Tubulure de raccordement d'eau de refroidissement (uniquement sur les appareils refroidis à l'eau)
- 14 Quatre roulettes avant avec frein
Un tube de trop-plein se trouve en outre au dos de l'appareil (caché)

Fig. 5 : Vue Integral
1850 XTW FC MID 70

3.2 Interrupteur secteur

Un interrupteur secteur est placé sur le côté droit des appareils. Il s'agit d'un interrupteur rotatif. En position [0], l'appareil est à l'arrêt. En position [I], il est en marche.



Interrupteur secteur des appareils triphasés

Mise en marche des coupe-circuit automatiques à effectuer uniquement par des électriciens spécialisés !

L'interrupteur rotatif n'est pas un contacteur de sécurité. Les appareils triphasés sont munis d'un coupe-circuit automatique distinct. Si le coupe-circuit automatique se déclenche à nouveau, contacter le S.A.V. LAUDA Appareils de thermorégulation.

3.3 Circuit hydraulique

Circuit hydraulique de l'Integral XT FC

Le circuit hydraulique de l'Integral XT FC est constitué d'un système de canalisations à travers lequel le liquide caloporteur s'écoule sous pression.

Tous les appareils sont équipés d'une pompe à 8 niveaux, fermée hermétiquement (accouplement magnétique). La puissance de pompage peut ainsi être parfaitement adaptée à la tâche : Une pression élevée de la pompe, si par exemple de longs flexibles conduisent aux consommateurs externes.

Une valeur maximale programmable de la pression de la pompe permet de protéger efficacement les applications sensibles à la pression ; l'appareil passe en mode stand-by lorsque la valeur prédéfinie est atteinte.

De plus, le débit volumique peut être mesuré et régulé dans une plage définie, ou bien la pression de la pompe peut être prescrite par le biais d'une régulation de pression.

En cas de panne, de grandes quantités de liquide caloporteur peuvent refluer du circuit externe dans l'appareil. Afin de ne pas inonder l'appareil, le vase d'expansion est muni d'un tube de trop-plein.

En mode de chauffe, la pompe travaille jusqu'à une viscosité cinématique de 200 mm²/s. En mode de régulation, ne pas dépasser 50 mm²/s. La régulation de la température est optimale à une viscosité inférieure à 30 mm²/s.

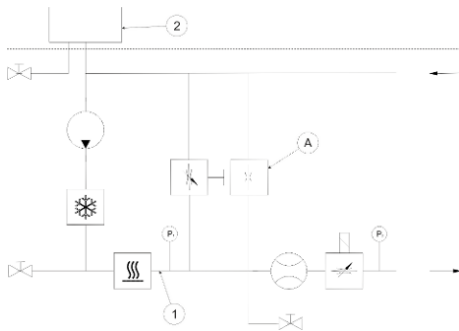


Fig. 6 : Schéma hydraulique Integral IN 1850 MID 20

Le circuit hydraulique de l'appareil est constitué des composants suivants :

- Système de canalisations
- Vase d'expansion (sans débit)
- Pompe
- By-pass
- Chauffage
- Évaporateur
- Débitmètre
- Vanne de réglage
- Point d'étranglement (position A, monté uniquement sur les appareils de la variante MID 20)

Circuit hydraulique externe

L'application externe est raccordée par des flexibles aux tubulures de pompe de l'appareil.


Sur les appareils Integral, seules les applications externes équipées de circuits de thermorégulation fermés peuvent être utilisées. La thermorégulation directe de bains ouverts n'est pas possible.

Si le volume externe de thermorégulation dépasse le volume d'expansion dans l'Integral, un reflux du liquide caloporteur depuis les consommateurs se trouvant plus haut doit être évité par une protection antiretour en cas de panne ou d'aération involontaire.

Le circuit hydraulique externe est constitué des composants suivants :

- Flexibles
- Application externe
- Vannes d'arrêt le cas échéant

3.4 Plaque signalétique

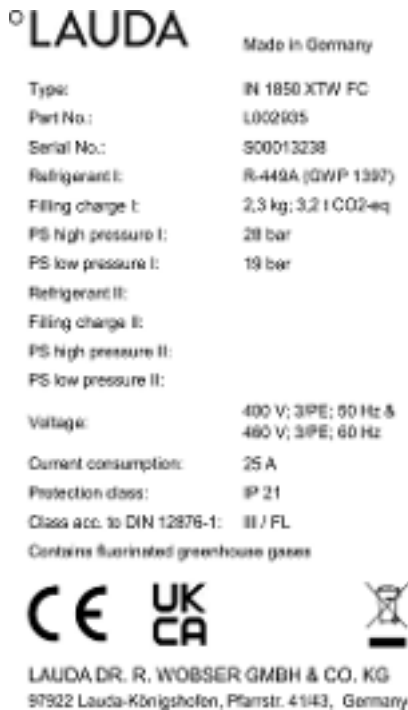

Le numéro de série d'un appareil LAUDA est composé comme suit :

- de la lettre S,
- de l'année de fabrication (indiquée par deux chiffres),
- et d'un numéro à 7 chiffres.

Le tableau ci-dessous explique en détail les indications portées sur la plaque signalétique. Certaines indications dépendent de l'équipement installé.

Fig. 7 : Plaque signalétique (exemple)

Donnée	Description
Type:	Type de l'appareil
Part No.:	Référence de commande de l'appareil
Serial No.:	Numéro de série de l'appareil
Refrigerant I:	Fluide frigorigène utilisé dans le circuit de réfrigération 1 de l'appareil pour le refroidissement. Entre parenthèses, l'indication sur l'effet de serre potentiel (Global Warming Potential GWP) du fluide frigorigène.
Filling charge I:	Poids de remplissage du fluide frigorigène et équivalent CO ₂ en tonnes.
PS high pressure I:	Pression de service maximale admissible côté haute pression du circuit de réfrigération (compression, condensation)
PS low pressure I:	Pression de service maximale admissible côté basse pression du circuit de réfrigération (expansion, évaporation)
Refrigerant II:	Fluide frigorigène utilisé dans le circuit de réfrigération 2 de l'appareil pour le refroidissement. Entre parenthèses, l'indication sur l'effet de serre potentiel (Global Warming Potential GWP) du fluide frigorigène.
Filling charge II:	Poids de remplissage du fluide frigorigène et équivalent CO ₂ au 2e étage.
PS high pressure II:	Pression de service maximale admissible côté haute pression du circuit de réfrigération (compression, condensation)

Donnée	Description
PS low pressure II:	Pression de service maximale admissible côté basse pression du circuit de réfrigération (expansion, évaporation)
Voltage:	Alimentation admissible
Power consumption:	Consommation de courant de l'appareil
Protection class:	Indice de protection IP de l'appareil
Class acc. to DIN 12876-1:	Classification de l'appareil selon DIN 12876-1

L'illustration montre un exemple de plaque signalétique pour un appareil avec certification NRTL.

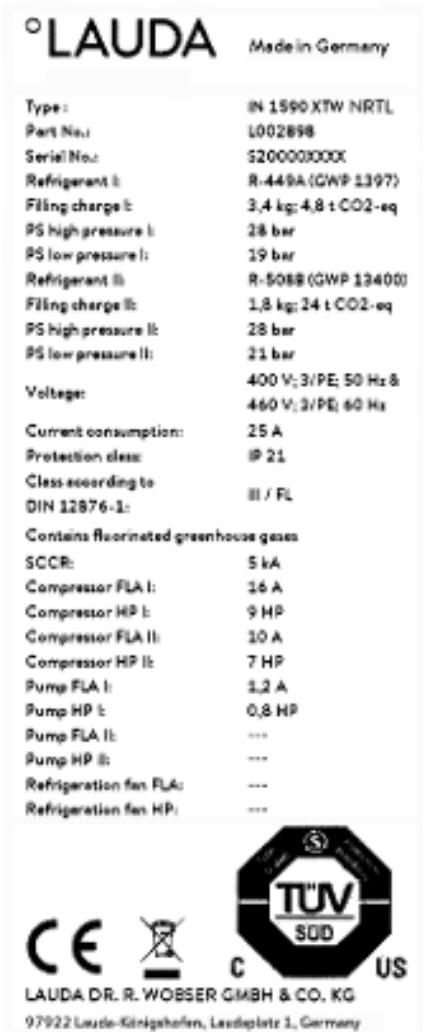


Fig. 8 : Plaque signalétique (exemple)

Donnée	Description
SCCR:	Indique le courant de court-circuit selon NEC 110-10 ou UL508A, que peuvent supporter les composants et ensembles utilisés dans la machine
Compressor FLA I:	Consommation de courant du compresseur I à pleine charge
Compressor HP I:	Puissance en chevaux (horsepower) du compresseur I
Compressor FLA II:	Consommation de courant du compresseur II à pleine charge
Compressor HP II:	Puissance en chevaux (horsepower) du compresseur II
Pump FLA I:	Consommation de courant de la pompe I à pleine charge
Pump HP I:	Puissance en chevaux (horsepower) de la pompe I
Pump FLA II:	Consommation de courant de la pompe II à pleine charge

Donnée	Description
Pump HP II:	Puissance en chevaux (horsepower) de la pompe II
Refrigeration fan FLA:	Consommation de courant du ventilateur à pleine charge
Refrigeration fan HP:	Puissance en chevaux (horsepower) du ventilateur

3.5 Interfaces

Interfaces de série

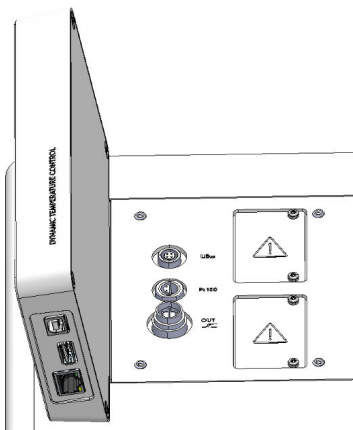


Fig. 9 : Interfaces

- **Interface de périphérique USB** (type B). Les mises à jour logicielles (outils de mise à jour) sont installées sur l'appareil à l'aide de cette interface (ce n'est pas une interface de processus).
- **L'interface d'hôte USB** (type A) permet de connecter une clé USB. Cette interface peut être notamment utilisée pour l'importation et l'exportation de données et la mise à jour logicielle (ce n'est pas une interface de processus).
- **L'interface Ethernet** permet d'effectuer la connexion à un pupitre de commande ou à un PC. Cette interface offre au client la possibilité de surveiller et de piloter ses processus de thermorégulation au moyen d'un jeu d'instructions d'interface LAUDA (interface de processus).
- **L'interface LiBus** (identifiée par l'inscription LiBus) de l'Integral XT FC permet de raccorder le câble de raccordement de l'unité de régulation du débit. Si l'unité de télécommande Command Touch ou la Modulbox doit être raccordée, l'appareil doit alors être équipé d'un module Pt100-LiBus supplémentaire.
- La sonde de température externe Pt100 est raccordée à **l'interface Pt100** (identifiée par l'inscription Pt100).
- **Contact sans potentiel** (identifié par l'inscription OUI), avec connecteur encastrable (selon NAMUR NE 028) permettant l'émission de signaux pilotés par séquence de programme pour les fonctions périphériques à activer librement (une alarme par exemple).

Accessoires de modules d'interface

Il est possible d'installer différents modules d'interface dans les appareils.

- Le **module analogique** (réf. LRZ 912) dispose de 2 entrées et 2 sorties sur une douille à 6 pôles. Les entrées et sorties sont réglables individuellement en tant qu'interface 0 – 20 mA, 4 – 20 mA ou 0 – 10 V. Pour alimenter un capteur externe avec électronique d'évaluation, une tension de 20 V est appliquée sur la douille.
- Le **module d'interface RS 232/485** (réf. LRZ 913) se présente sous la forme d'une douille SUB-D à 9 pôles. Isolation galvanique par opto-coupleur. Grâce au jeu d'instructions d'interface LAUDA, le module est compatible avec les lignes de produits ECO, Variocool, Proline, Proline Kryomat, PRO, Integral XT et Integral T. L'interface RS 232 peut être raccordée directement au pupitre de commande/PC avec un câble de connexion 1:1.
- Le **module de contact** (réf. LRZ 914) se présente sous forme d'un connecteur selon NAMUR NE28. Ce module de contact est identique au module LRZ 915, mais il n'a qu'une seule sortie et une seule entrée sur 2 douilles. La prise femelle (référence EQD 047) et la prise mâle (référence EQS 048) possèdent 3 pôles.

- Le **module de contact** (réf. LRZ 915) se présente sous forme d'une douille SUB-D à 15 pôles. Avec 3 sorties relais (inverseur, maximum 30 V/ 0,2 A) et 3 entrées binaires pour la commande via contacts externes sans potentiel.
- **Module Profibus** (réf. LRZ 917). Profibus est un système de bus avec une vitesse élevée de transmission de signal qui permet de raccorder au maximum 256 appareils et est utilisé principalement dans l'industrie chimique.
- **Module EtherCAT** (réf. LRZ 922) avec raccordement par douilles M8. EtherCAT est un bus de terrain basé sur Ethernet avec fonctionnalité maître/esclave.
- **Module Pt100-LiBus** (réf LRZ 925) avec une douille Lemo (inscription : Pt100) pour une sonde de température externe Pt100. La douille LiBus (inscription : LiBus) permet de raccorder des composants via le bus d'appareil LAUDA.
- **Modulbox LiBus** externe (réf. LCZ 9727) avec 2 autres compartiments à modules. Le nombre d'interfaces LiBus peut être augmenté grâce à la Modulbox LiBus (LCZ 9727). D'autres interfaces peuvent ainsi être raccordées. Il est par exemple possible de raccorder une électrovanne destinée à la régulation de l'eau de refroidissement ou une protection antiretour.

Des informations plus détaillées sur le raccordement et l'emploi de ces interfaces sont disponibles dans la notice d'instructions du module d'interface LAUDA.

4 Avant la mise en service

4.1 Installer l'appareil



AVERTISSEMENT !

Risque de déplacement inopiné ou de basculement de l'appareil en cas de mauvaise manutention.

Heurt, écrasement

- Ne pas renverser l'appareil.
- Poser l'appareil sur une surface plane, antidérapante, présentant une capacité de charge suffisante.
- Freiner les roulettes pendant la pose de l'appareil.
- Ne pas poser de pièces lourdes sur l'appareil.



AVERTISSEMENT !

Mise en danger de surpression en raison d'une température ambiante trop élevée

Blessure, évaporation du fluide frigorigère

- Observer la température ambiante admissible.



AVERTISSEMENT !

Le fonctionnement du trop-plein ou de la vidange est défaillant

Décharge électrique

- Les flexibles du débordement et de la vidange doivent être menés séparément dans un bac de récupération avec respectivement une pente continue.



ATTENTION !

Échappement de liquide caloporteur

Brûlure, congélation

- Utiliser pour le débordement de l'appareil des flexibles avec une résistance aux chocs thermiques et une résistance aux fluides conformes à votre application.

Conditions d'installation :

- Suivant le liquide caloporteur utilisé et la température de fonctionnement, des vapeurs irritantes peuvent apparaître lors de l'utilisation de l'appareil. Veiller à une aspiration suffisante de ces vapeurs.
- Respecter les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) de l'appareil ↪ Chapitre 1.3 « Exigences CEM » à la page 10.

- Ne pas obturer les grilles d'aération de l'appareil.
- D'autres conditions d'installation s'appliquent aux appareils. Elles sont spécifiées dans les caractéristiques techniques ↪ Chapitre 13.1 « Caractéristiques générales » à la page 153.

Personnel : Personnel de service

1. Placer l'appareil sur un support plan approprié.



Les appareils peuvent être déplacés. Pousser à cet effet le levier vers le haut pour desserrer les freins de stationnement des roulettes.

2. Bloquer les roulettes de l'appareil. Pour bloquer les roulettes, pousser le levier de la roulette vers le bas.

4.2 Flexibles



ATTENTION !
Éclatement du circuit hydraulique externe

Brûlure, congélation

- Utiliser des flexibles avec une résistance de pression supérieure à la pression de pompe maximale atteinte.



ATTENTION !
Risque de fuite du liquide caloporteur en cas d'utilisation de flexibles non appropriés

Brûlure, congélation

- Utilisez des flexibles avec une résistance aux chocs thermiques et une résistance aux fluides conformes à votre application.



ATTENTION !
Contact avec des flexibles chauds ou froids

Brûlure, congélation

- Employer des flexibles isolés si les températures sont inférieures à 0 °C ou supérieures à 70 °C.

Remarques :

- Le filetage des tubulures de pompe ou le filetage de la bague-écrou et le siège de l'écrou doivent être graissés.
- Les flexibles pour le refroidissement à l'eau et le liquide caloporteur doivent être posés de manière à éviter toute pliure et tout écrasement.

Ensemble de flexibles recommandé pour l'Integral XT FC



L'ensemble se compose de deux flexibles en EPDM avec tresse textile, olives pour tuyaux, bagues-écrous et isolation contre le froid

- Pression de service : maximum 10 bar
- Plage de température : -40 – 100 °C
- Plage d'utilisation : plage de température indiquée, pour tous les liquides caloporteurs LAUDA

Fig. 10 : Flexible EPDM avec isolation contre le froid

Désignation	Longueur en cm	Référence de commande	Diamètre intérieur, Ø en mm x épaisseur de la paroi	Pression de service max. en bar
Ensemble de flexibles M30x1,5 des deux côtés	190	LSOZ0014	¾", Ø25 x 4,5	10

Flexibles métalliques validés pour Integral XT FC



Flexible métallique en inox avec bagues-écrous

- Pression de service : maximum 10 bar
- Plage de température : -100 – 350 °C
- Domaine d'utilisation : pour zone chaude et froide avec isolation spéciale, pour tous les liquides caloporteurs LAUDA

Fig. 11 : Flexible métallique ondulé avec isolation contre le froid

Type de flexible	Longueur en cm	Référence de commande	Diamètre intérieur en mm, raccord fileté	Couple de serrage maximal en Nm
M30X 100S	100	LZM 091	DN20, M30 x 1,5	70
M30X 200S	200	LZM 092	DN20, M30 x 1,5	70
M30X 300S	300	LZM 093	DN20, M30 x 1,5	70


Flexibles en élastomère validés (pour appareils refroidis à l'eau)

Flexible en EPDM avec tresse textile


- Le flexible EPDM est adapté à l'alimentation en eau de refroidissement
- Plage de température : -40 – 120 °C
- Domaine d'utilisation : pour tous les liquides caloporteurs LAUDA sauf Ultra 350, Kryo 65 et les huiles minérales

Type de flexible	Référence de commande	Diamètre intérieur, Ø en mm x épaisseur de la paroi	Pression de service max. en bar
Flexible EPDM avec tresse textile, sans isolation	RKJ 104	¾", Ø19 x 3,5	9


4.3 Raccordement d'une application externe


DANGER !
 Le liquide caloporteur brûlant déborde

	Incendie
	<ul style="list-style-type: none"> ● Un flexible de raccordement avec bac de récupération doit être monté sur le débordement. ● Le bac de récupération et le flexible de raccordement doivent être conçus pour la température maximale du liquide caloporteur. ● Éviter les sources d'inflammation au niveau du bac de récupération.


ATTENTION !
 Éclatement du circuit hydraulique externe suite à une surpression

	Brûlure, congélation
	<ul style="list-style-type: none"> ● Poser les flexibles sans les plier. ● Utiliser les soupapes de sécurité dans le circuit hydraulique.


ATTENTION !
 Fuite de liquide caloporteur durant le fonctionnement en raison du consommateur ouvert

	Brûlure, congélation
	<ul style="list-style-type: none"> ● Employer uniquement des consommateurs à circuit hydraulique fermé.



ATTENTION ! Éclatement du consommateur externe

Brûlure, congélation

- En cas de consommateur placé plus bas et sensible à la pression, observer également la pression supplémentaire qui résulte de la différence de niveau entre le consommateur et l'appareil.

Remarques :

- Raccorder uniquement des applications hydrauliques fermées à l'appareil !
- Utiliser si possible des flexibles courts avec le plus grand diamètre possible dans le circuit externe.
Un diamètre de flexible trop petit entraîne une chute de température entre l'appareil et l'application externe, car le débit refoulé est insuffisant. Dans ce cas, augmenter en conséquence la température de refoulement et/ou le niveau de fonctionnement de la pompe.
- Fixer les flexibles sur le raccord de tuyau à l'aide de colliers de serrage.
- Utiliser un dispositif de décharge de pression sur une application sensible à la pression (un réacteur en verre par exemple).
- Ouvrir les robinets d'arrêt éventuellement placés dans l'application externe. Brancher l'appareil seulement si le débit à travers l'application externe est possible.
- Une vanne de purge peut, en fonction du type constructif de l'application, simplifier sensiblement le processus de purge. La vanne de purge doit être montée sur le point le plus haut du circuit (Fig. 12).
- Les réacteurs de chauffage à vapeur ne sont pas adaptés comme application externe, car ils présentent en général une zone sans débit dans laquelle des coussins de gaz peuvent se former.
- En cas d'utilisation d'une régulation externe, une sonde Pt100 doit être installée dans l'application externe ou le signal externe de la température est transmis par un module d'interface.
- Avec une application externe placée en surplomb, celle-ci peut marcher à vide si la pompe est arrêtée et si de l'air a pénétré dans le circuit de thermorégulation (à cause par exemple d'une vanne de purge mal fermée ou défectueuse). Le liquide caloporteur dans le thermostat de process risque alors de déborder.
- Installer un piège à boues si le circuit dans l'application n'est pas exempt de saletés.

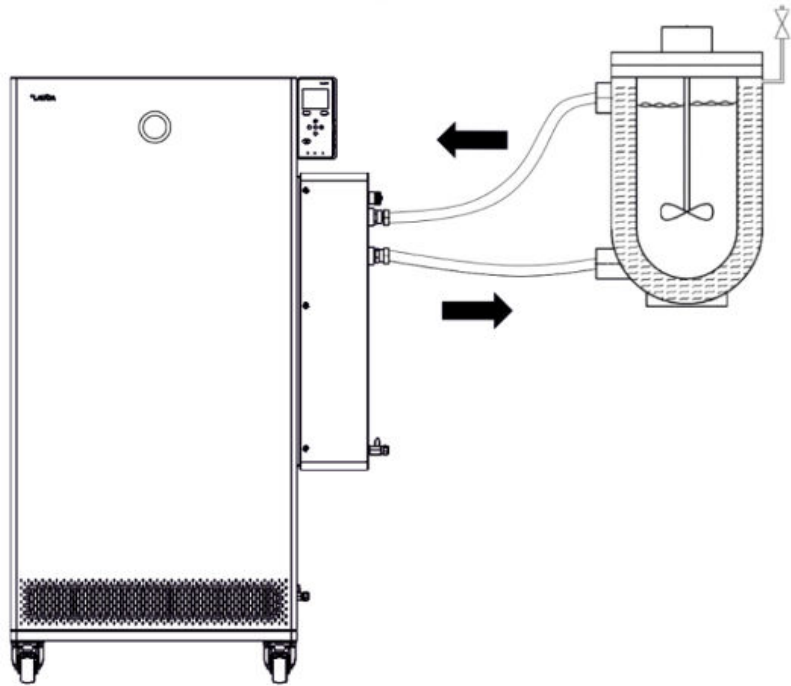


Fig. 12 : Schéma de raccordement avec vanne de purge

Afin que des bulles de gaz/vapeur puissent être évacuées du système et que le fonctionnement ne soit pas perturbé, l'application externe doit être raccordée conformément au schéma (Fig. 12). L'alimentation de la pompe doit être reliée au raccord du bas de l'application. Le retour vers la tubulure de pompe doit être relié au raccord du haut de l'application. L'écoulement se fait alors de bas en haut dans l'application.

Instructions de montage permettant de raccorder une application

Raccord de tuyau :

- Pousser le flexible sur le raccord de tuyau. Fixer les flexibles à l'aide de colliers de serrage ou un dispositif équivalent afin d'éviter tout glissement.

Douille à billes et raccord de tuyau :

- Les surfaces d'étanchéité du cône et de la douille à billes / du raccord de tuyau doivent être en parfait état (chute sur sol dur ou similaire).
- Éliminer soigneusement les saletés présentes sur les surfaces d'étanchéité (cône et douille à billes / raccord de tuyau) avant le montage.
- Poser la douille à billes / le raccord de tuyau verticalement sur le cône (soutenir le flexible lors du vissage).
- La douille à billes / le raccord de tuyau ne doit pas tourner lors du serrage de la bague-écrou (poser éventuellement un peu de graisse ou d'huile entre la douille à billes / le raccord de tuyau et la bague-écrou).
- Serrer légèrement la bague-écrou à l'aide d'une clé plate et retenir la tubulure de raccordement à l'aide d'une deuxième clé plate.

4.4 Liquides caloporteurs LAUDA



DANGER !
Utilisation d'un liquide caloporteur non approprié

Incendie

- Choisir un liquide caloporteur dont la plage de température correspond à la plage de température de votre application.



ATTENTION !
Utilisation d'un liquide caloporteur non approprié

Dommages de l'appareil dus au gel

- Choisir un liquide caloporteur dont la plage de température correspond à la plage de température admissible de votre application.



Attention :

- La conductivité électrique du liquide caloporteur utilisé doit être supérieure à $1 \mu S/cm$.
- Les huiles de silicone et les huiles minérales ne sont pas adaptées à la régulation du débit.
- Respecter la fiche de données de sécurité du liquide caloporteur LAUDA utilisé. Au besoin, il est possible de consulter les fiches de données de sécurité correspondantes sur notre site web.
Ouvrir le LAUDA site web et cliquer sur → Services → Download-Center.
Dans le menu déroulant [Type de document] du centre de téléchargement, sélectionner l'entrée [Fiche de données de sécurité].
Une liste des fiches de données de sécurité au format PDF s'affiche dans plusieurs langues.
Cliquer sur la fiche de données de sécurité correspondante.
Le téléchargement commence et le fichier PDF est téléchargé.
- Ne jamais utiliser un liquide caloporteur pollué. Un encrassement de la chambre de pompe peut entraîner un blocage de la pompe et ainsi l'arrêt de l'appareil.



Attention lors de l'utilisation de Kryo 30 :

- Il faut s'attendre à une altération des propriétés de thermorégulation due à l'augmentation de la viscosité dans la limite inférieure de la plage de température du liquide caloporteur. C'est pourquoi la plage de température ne doit être utilisée sur sa totalité que si cela est absolument nécessaire.
- La teneur en eau baisse au cours d'un travail prolongé à température élevée et le mélange devient inflammable (point éclair 119 °C). Contrôler le rapport de mélange à l'aide d'un densimètre.

Tab. 3 : Liquides caloporteurs autorisés pour Integral XT FC

Désignation	Caractéristiques chimiques	Plage de température de fonctionnement en °C	Viscosité (cin) en mm ² /s à 20 °C	Viscosité (cin) en mm ² /s à température	Point éclair en °C
Kryo 30 ¹	Mélange monoéthylène-glycol-eau	-30 – 90	4	50 à -25 °C	119

4.5 Exigences posées à l'eau de refroidissement

Le chapitre qui suit concerne :

- Appareils refroidis à l'eau



REMARQUE !
Le circuit frigorifique fuit à cause de la corrosion

Dommmages de l'appareil

- Ne pas utiliser d'eau de refroidissement corrosive.

Exigences

L'eau de refroidissement est soumise à certaines exigences de pureté. En fonction de la pollution de l'eau de refroidissement, un processus adapté de traitement et d'entretien de l'eau doit être appliqué. Le condenseur et l'ensemble du circuit d'eau réfrigérante peuvent être obstrués, endommagés et perdre leur étanchéité si l'eau de refroidissement n'est pas appropriée. Des dégâts consécutifs considérables peuvent survenir sur l'ensemble du circuit de réfrigération et du circuit d'eau réfrigérante.

- Le chlore libre, qui est présent par exemple dans les produits de désinfection, et l'eau chlorurée provoquent de la corrosion par piqûres dans le circuit d'eau réfrigérante.
- Les eaux distillée, déionisée et déminéralisée ne sont pas appropriées en raison de leur forte réactivité, car elles provoquent de la corrosion dans le circuit d'eau réfrigérante.
- L'eau de mer n'est pas appropriée en raison de ses propriétés corrosives, car elle provoque de la corrosion dans le circuit d'eau réfrigérante.

- L'eau ferrugineuse de même que les particules de fer provoquent de la corrosion dans le circuit d'eau réfrigérante.
- L'eau calcaire, en raison de sa teneur élevée en calcaire, n'est pas appropriée pour le refroidissement et provoque l'entartrage du circuit d'eau réfrigérante.
- L'eau de refroidissement comportant des substances en suspension n'est pas appropriée.
- L'eau non traitée et non épurée, par exemple l'eau de rivière ou d'une tour de refroidissement, n'est pas appropriée en raison de sa composante microbiologique (bactéries), qui peut se déposer dans le circuit d'eau réfrigérante.

Qualité de l'eau de refroidissement appropriée

Indication	Valeur	Unité
pH	7,5 – 9,0	---
Bicarbonate [HCO ₃ ⁻]	70 – 300	mg/L
Chlorures	< 50	mg/L
Sulfates [SO ₄ ²⁻]	< 70	mg/L
Rapport Bicarbonate [HCO ₃ ⁻] / Sulfates [SO ₄ ²⁻]	> 1	---
Dureté totale de l'eau	4,0 – 8,5	°dH
Conductivité électrique	30 – 500	µS/cm
Sulfites (SO ₃ ²⁻)	< 1	mg/L
Gaz chloré libre (Cl ₂)	< 0,5	mg/L
Nitrates (NO ₃ ⁻)	< 100	mg/L
Ammoniac (NH ₃)	intolérable	---
Fer (Fe) dissous	< 0,2	mg/L
Manganèse (Mn) dissous	< 0,05	mg/L
Aluminium (Al), dissous	< 0,2	mg/L
Dioxyde de carbone libre agressif (CO ₂)	intolérable	---
Acide sulfhydrique (H ₂ S)	intolérable	---
Croissance d'algues	intolérable	---
Substances en suspension	intolérable	---

4.6 Raccorder l'eau de refroidissement

Le chapitre qui suit concerne :

- Appareils refroidis à l'eau

Tous les appareils refroidis à l'eau sont équipés du raccord d'eau de refroidissement suivant :

- Pas de vis extérieur G 3/4"

Tab. 4 : Données sur l'eau de refroidissement

Donnée	Valeur
Pression maximale de l'eau de refroidissement	10 bar
Température de l'eau de refroidissement	15 °C recommandés ; de 10 à 30 °C autorisés (dans la plage de température supérieure avec une capacité frigorifique moindre)
Pression différentielle de l'eau de refroidissement	3 bar recommandés, plus d'informations au chapitre ↪ Chapitre 13.4 « Capacité frigorifique » à la page 160.

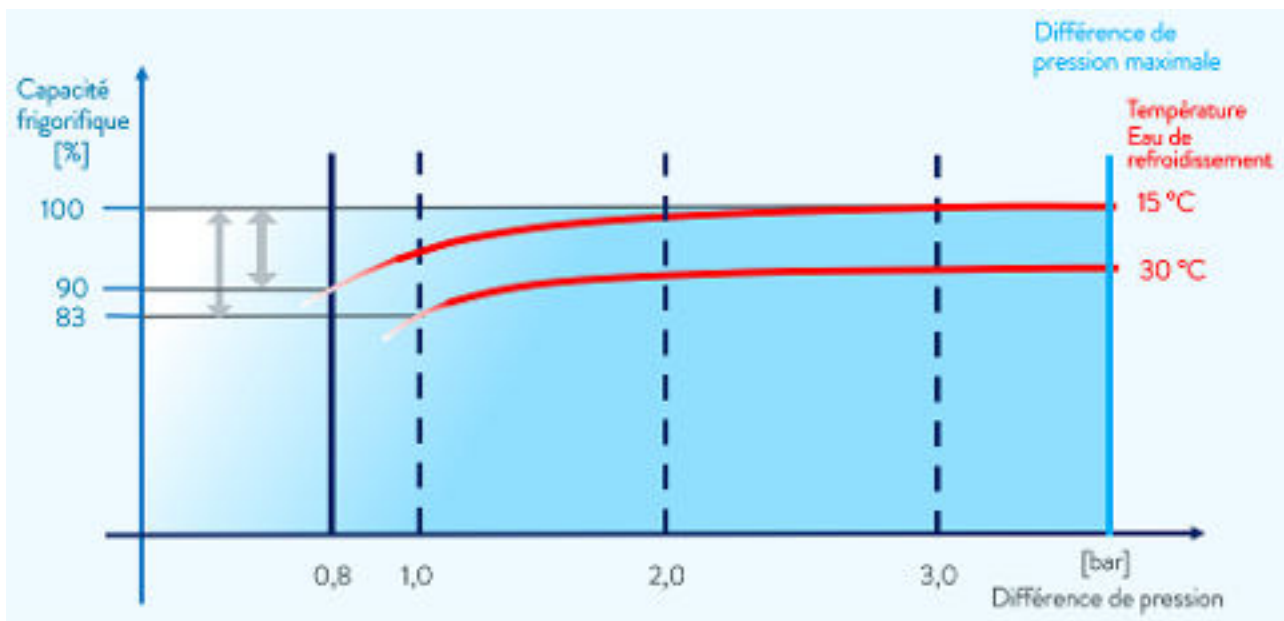


Fig. 13 : Différence de pression d'eau de refroidissement

Remarques :

- Raccorder l'alimentation et l'écoulement de l'eau de refroidissement selon l'identification sur l'appareil. Ne pas intervenir l'alimentation et l'écoulement de l'eau de refroidissement.
- Les flexibles utilisés dans le circuit d'eau réfrigérante doivent être appropriés à la plage de température indiquée. De plus, le diamètre de flexible admissible doit être respecté.
- Fixer les raccords de tuyau ou les prises mâles sur les flexibles à l'aide de colliers de serrage.

- Fixer le flexible retour du refroidissement à l'eau dans la zone d'écoulement pour éviter un glissement incontrôlé en cas de coups de bélier. Fixer le flexible retour du refroidissement à l'eau dans la zone d'écoulement pour éviter les projections d'eau de refroidissement brûlante.
- Éviter de plier et d'écraser les flexibles.
- Pour éviter les dégâts causés par une fuite du système d'eau de refroidissement, il est conseillé d'employer un avertisseur de fuites doté d'une coupure de l'eau.
- Utiliser uniquement de l'eau de refroidissement répondant aux exigences au niveau de la qualité.
- En cas de fuite du condenseur, l'huile de l'équipement frigorifique ou que le fluide frigorigène inflammable ou non inflammable du circuit frigorifique de l'appareil risque de contaminer l'eau de refroidissement. Respecter les dispositions légales et les prescriptions des fournisseurs d'eau en vigueur localement.

4.7 Configuration des interfaces



AVERTISSEMENT !

Contact avec des pièces sous tension lors du montage des modules

Électrocution

- Avant de poser des modules, débrancher l'appareil du secteur.

Personnel : Personnel spécialisé



Conformément à la norme DIN EN 61140, une séparation de protection doit être prévue entre les circuits électriques des équipements branchés aux entrées et sorties très basse tension et les tensions dangereuses en cas de contact, par exemple par une double isolation ou une isolation renforcée selon DIN EN 60730-1 ou DIN 60950-1.



D'autres informations sur le montage et l'utilisation de ces modules d'interface sont disponibles dans les notices d'instructions respectives des modules d'interface. Les notices d'instructions respectives doivent être observées pour une utilisation conforme.

4.7.1 Configuration du contact sans potentiel (sortie des alarmes)

Dans le menu *Alarme sortie*, une option est toujours sélectionnée. L'option est cochée. Vous pouvez combiner d'autres options.

Une panne de l'appareil peut être une alarme ou une erreur.

Tab. 5 : Options possibles

Options	Description
<i>Panne</i>	Émission d'un signal (par exemple pour la protection antiretour, voyant de signalisation)
<i>Safe Mode</i>	Activation du Safe Mode (Safe Mode doit être activé d'abord dans le menu de l'appareil)
<i>Stand-by</i>	Mettre l'appareil en mode stand-by

Personnel : Personnel de service

1. Appeler le menu principal.
2. Sélectionner l'option de menu *Paramétrages* → *Réglages de base* → *Alarme sortie*.
3. Il existe plusieurs possibilités :
 - *Panne*
 - *Safe Mode*
 - *Stand-by*
4. Confirmer la sélection avec la touche de saisie.

4.7.2 Interface du contact sans potentiel

- La tension appliquée sur les contacts ne doit pas dépasser 30 V en courant continu (DC) et l'intensité ne doit pas être supérieure à 0,2 A.

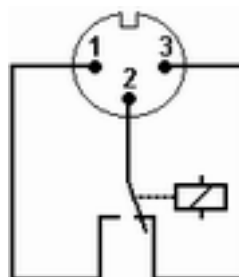


Fig. 14 : Connecteur à bride (en façade) à l'état de panne

Vue du connecteur à bride (en façade) ou dans la prise femelle côté soudé.

État correct

- Les broches 1 et 2 sont fermées.
- Pendant une exploitation sans panne, la sortie des alarmes est dans l'état correct.

État de panne

- Les broches 2 et 3 sont fermées.
- La sortie des alarmes se trouve en état de panne :
 - si l'appareil est hors tension,
 - au démarrage, si une panne est déjà présente (par exemple niveau bas),
 - pendant le fonctionnement si une panne se produit et
 - à chaque événement configuré dans le menu *Alarme sortie*.

Tenir compte des consignes suivantes :


- Une séparation de protection doit être prévue entre les circuits électriques des périphériques connectés aux entrées et sorties très basse tension et les tensions dangereuses en cas de contact, conformément à DIN EN 61140. Par exemple par une double isolation ou une isolation renforcée conformément à DIN EN 60730-1 ou DIN 60950-1.
- Pour la connexion, employer exclusivement des câbles blindés. Relier le blindage aux boîtiers des connecteurs. Couvrir les connecteurs non utilisés avec des capuchons de protection.

4.7.3 Configurer l'interface Ethernet

Caractéristiques techniques de l'interface Ethernet

Indication	Valeur	Unité
Ethernet - Standard	10/100	MBit

Un glossaire se trouve à la fin du document (répertoire des mots-clés) avec des explications.

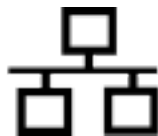

Commande du PC

- L'option *Contrôle PC* permet d'accéder à l'appareil depuis un ordinateur ou un pupitre de commande. Activer cette fonction si la commande ou la surveillance de l'appareil de thermorégulation doit être assurée via un pupitre de commande externe.

Afin de pouvoir exploiter l'appareil de thermorégulation et le pupitre de commande conjointement dans un réseau local (LAN), il est nécessaire de configurer l'interface Ethernet au préalable.

Il existe deux méthodes pour configurer l'interface Ethernet :

- Acquisition automatique des paramètres LAN - Cette méthode suppose l'existence d'un serveur DHCP dans le réseau local (LAN). En cas de connexion directe, le pupitre de commande doit prendre en charge le protocole Auto-IP.
- Saisie manuelle des paramètres LAN - La configuration manuelle est requise si aucun serveur DHCP n'est présent, si le protocole Auto-IP n'est pas pris en charge ou si vous voulez utiliser l'interface Ethernet avec des adresses IP fixes.

Acquisition automatique des paramètres LAN (Client DHCP activé)

1. Allumer l'appareil de thermorégulation.
2. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.

3. Sélectionner avec les touches curseurs les options de menu *Paramétrages* → *Réglages de base* → *Ethernet* → *Paramétrage LAN* → *Client DHCP*.
 - ▶ Les options [désactiver] et [activer] s'affichent à l'écran.
4. Sélectionner l'option [activer] et valider avec [OK].
 - ▶ La case est cochée. Le client DHCP est activé. La configuration de l'interface Ethernet s'effectue automatiquement.
5. Dans le menu [Contrôle PC], sélectionner l'entrée [activer].
 - ▶ La case est cochée. La commande du pupitre est activée.
6. Au besoin, attribuer le numéro du port dans le menu [Contrôle PC].

Définition manuelle des paramètres LAN (client DHCP désactivé)

1. Allumer l'appareil de thermostat.
2. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
3. Sélectionner dans les options de menu → *Paramétrages* → *Réglages de base* → *Ethernet* → *Paramétrages LAN* → *Client DHCP*.
 - ▶ Les options [désactiver] et [activer] s'affichent à l'écran.
4. Sélectionner l'option [désactiver] et valider avec la touche de saisie.
 - ▶ La case est cochée. La saisie a été appliquée.
5. Revenir au niveau du menu avec la touche fléchée gauche.
6. Faire défiler jusqu'aux valeurs numériques de l'option de menu [Adresse locale] et appuyer sur la touche de saisie.
 - ▶ Le menu *Adresse locale* s'ouvre.
7. Byte 1 est sélectionné. Appuyer sur la touche fléchée droite.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre. La zone où les valeurs numériques peuvent être saisies s'affiche.
8. Saisir la valeur numérique du byte 1. Valider la valeur avec la touche de saisie [OK].



Les valeurs numériques doivent être saisies en octets. De haut en bas, du byte 1 au byte 4, par exemple 120.0.0.13 (Byte1.Byte2.Byte3.Byte4).

Annuler la saisie avec la touche [ESC].

9. Saisir les valeurs numériques pour le byte 2, le byte 3 et le byte 4.
10. Quand les valeurs numériques sont saisies, appuyer sur la touche fléchée gauche.
 - ▶ Retour au menu *Paramétrages LAN*.
11. Faire défiler jusqu'aux valeurs numériques de l'option de menu [Masque de sous-réseau] et appuyer sur la touche de saisie.
 - ▶ Le menu *masque de sous-réseau* s'ouvre.
12. Saisir les valeurs numériques comme décrit aux points 7 à 9.

13. Quand les valeurs numériques sont saisies, appuyer sur la touche fléchée gauche.
 - ▶ Retour au menu *Paramétrages LAN*.
14. Au besoin, saisir également les valeurs numériques pour [Passerelle] et [serveur DNS].
15. Quand les valeurs numériques sont saisies, appuyer sur la touche fléchée gauche.
 - ▶ Les valeurs numériques saisies pour [Adresse locale], [Masque de sous-réseau], [Passerelle] et [Serveur DNS] s'affichent.
16. Les valeurs numériques saisies sont appliquées avec la touche programmable [ANW.]
17. Revenir au niveau de menu précédent avec la touche curseur gauche, sélectionner l'option de menu *Contrôle PC* et valider la saisie.
18. Valider encore une fois la saisie [Contrôle PC].
19. Sélectionner l'option [activer] et valider la saisie.
 - ▶ La commande du pupitre est activée.



*Aucun paramétrage n'est appliqué si vous quittez le menu *Paramétrages LAN* sans avoir appuyé avant sur la touche [ANW.].*



En mettant le [client DHCP] de [désactiver] à [activer], toutes les valeurs numériques sont remises sur 0. 0. 0. 0.




Si vous avez configuré une connexion Ethernet entre le pupitre de commande et l'appareil de thermorégulation, il faut compter entre 1 à 2 minutes pour établir la connexion.

Contrôle du réseau local (LAN)

1. Sur le PC équipé du système d'exploitation Microsoft Windows, démarrer le processeur d'instructions Windows en saisissant `cmd.exe` ↵.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre.

2. Il existe deux options pour le contrôle :
 - Saisir l'instruction Ping en même temps que l'adresse IP.
`ping xxx.xxx.xxx.xxx↵`
Dans le cas de « XXX.XXX.XXX.XXX », l'adresse IP doit être celle qui a été saisie lors de la configuration de l'interface Ethernet.
Ou bien
 - Saisir l'instruction Ping en même temps que le numéro de série de l'appareil de thermostat (possible à partir de la version 1.36 du logiciel du système de régulation).
`ping numéro de série↵`
- ▶ Si l'interface Ethernet est correctement configurée et raccordée, quatre réponses sont émises dans un laps de temps très court. Voir Fig. 15 .

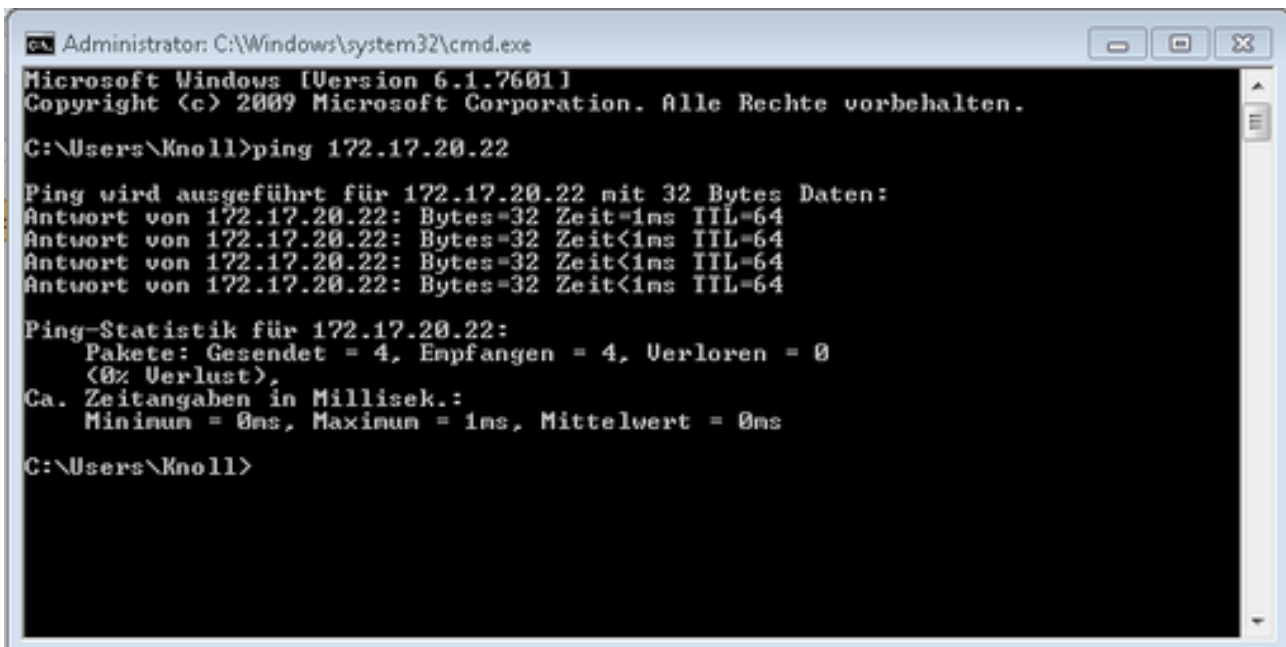

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Knoll>ping 172.17.20.22

Ping wird ausgeführt für 172.17.20.22 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 172.17.20.22: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 172.17.20.22: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 172.17.20.22: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 172.17.20.22: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

Ping-Statistik für 172.17.20.22:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms

C:\Users\Knoll>
```

Fig. 15 : Exemple de saisie de l'instruction Ping

Contrôle du réseau local LAN et de l'interface de processus

La connexion avec l'interface peut être contrôlée facilement avec un PC équipé du système d'exploitation Microsoft Windows.

- Sous Windows 3.11 avec le programme « Terminal ».
- Sous Windows 95/98/NT/XP, avec le programme « HyperTerminal ».
- Sur les systèmes d'exploitation Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10, « HyperTerminal »* ne fait plus partie du système d'exploitation.



* On trouve sur Internet des programmes de terminal sous forme de logiciels gratuits. Ces programmes possèdent des fonctions identiques à celles de « HyperTerminal » (par exemple PuTTY ou RealTerm). Demande de recherche « Serial port terminal program ».

Vérification avec RealTerm

1. Sur un PC équipé du système d'exploitation Microsoft Windows, lancer le programme « HyperTerminal » ou le « programme de terminal ».
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre.

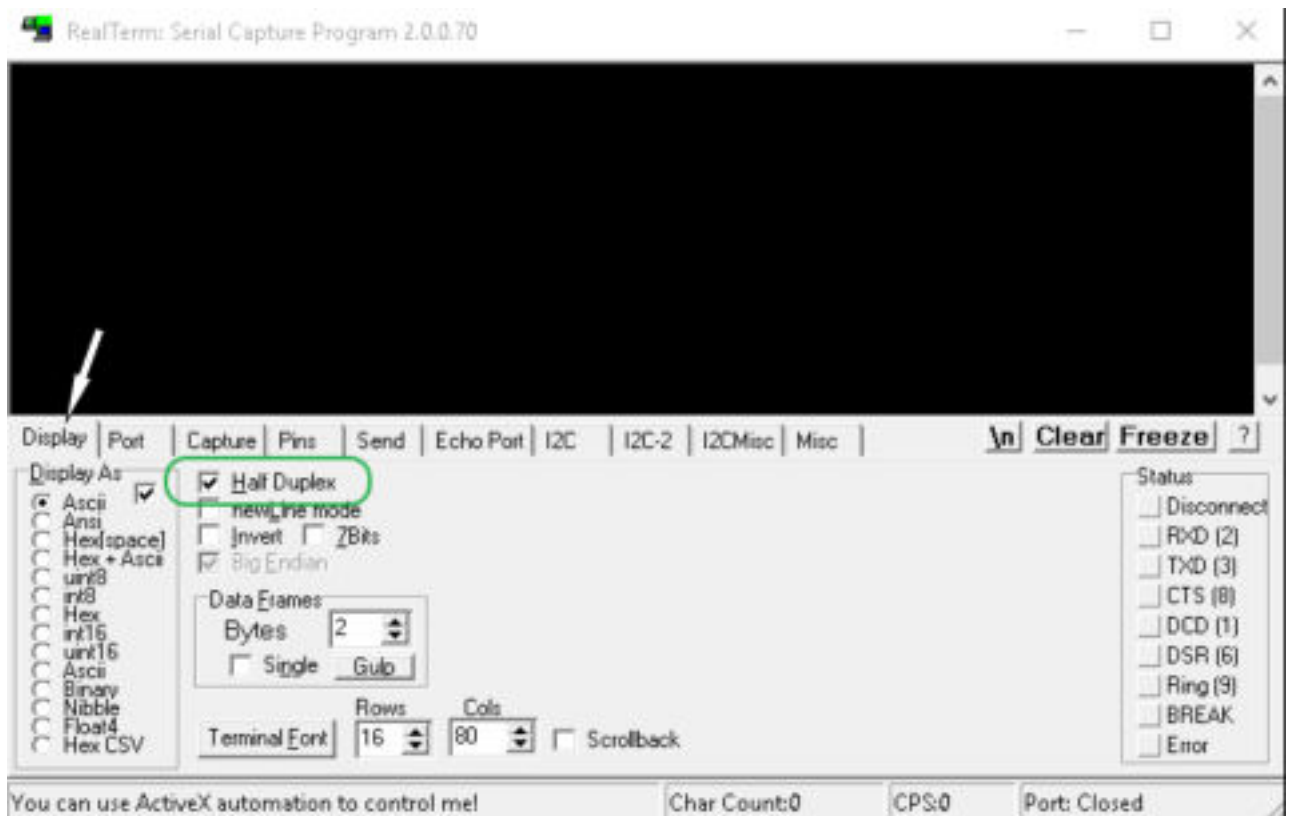


Fig. 16 : Programme « RealTerm »

2. Dans l'onglet *Écran*, cocher *Half Duplex*.

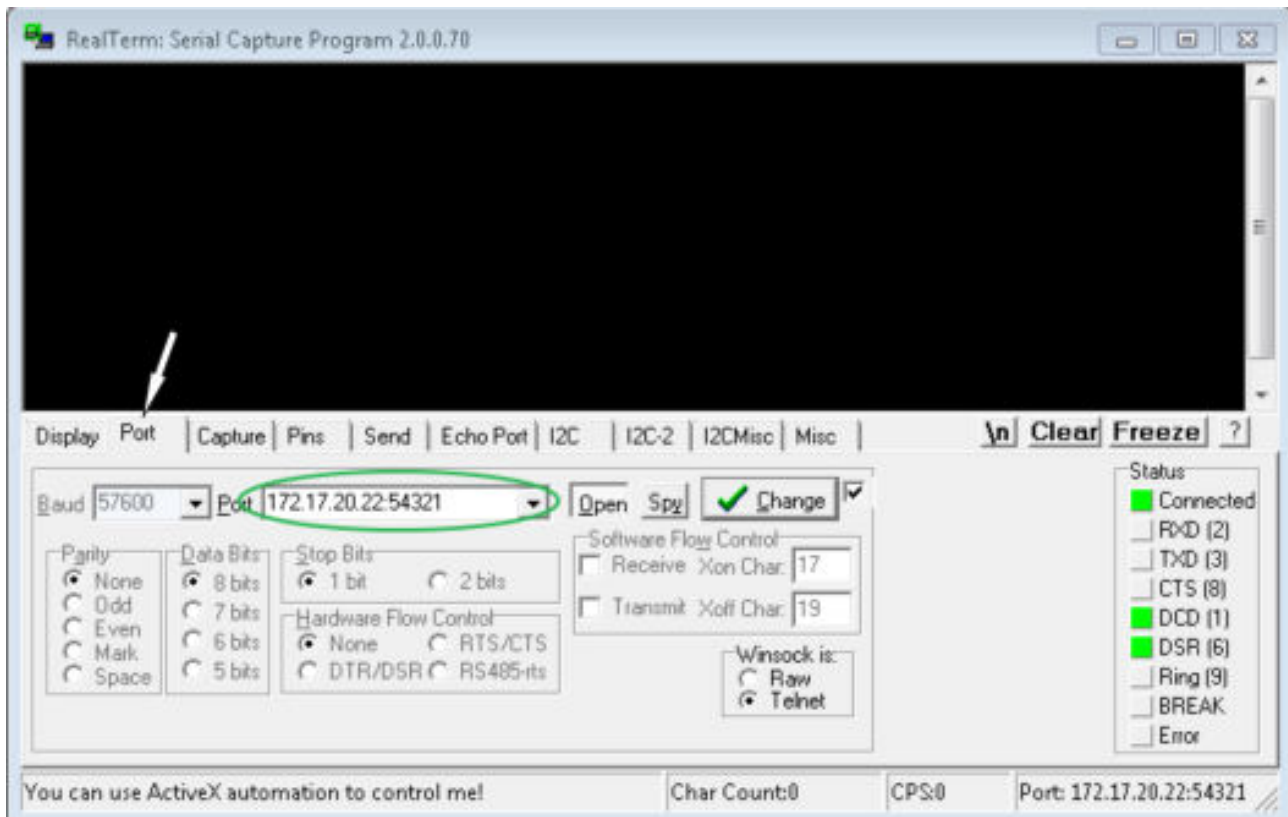


Fig. 17 : Saisie dans le champ Port

3. Dans l'onglet *Port*, saisir l'adresse IP configurée et le numéro de port de l'interface Ethernet de l'appareil de thermostatisation. L'adresse IP et le numéro de port doivent être séparés par un double point.

Au lieu de l'adresse IP, vous pouvez saisir le numéro de série de l'appareil de thermostatisation.

4. Appuyer ensuite sur le bouton [Open].
5. Ouvrir l'onglet *Send*.
 - ▶ Il ne s'agissait jusqu'à présent que de la configuration du programme, le véritable test commence maintenant.
6. Cocher respectivement *+CR* et *+LF*.

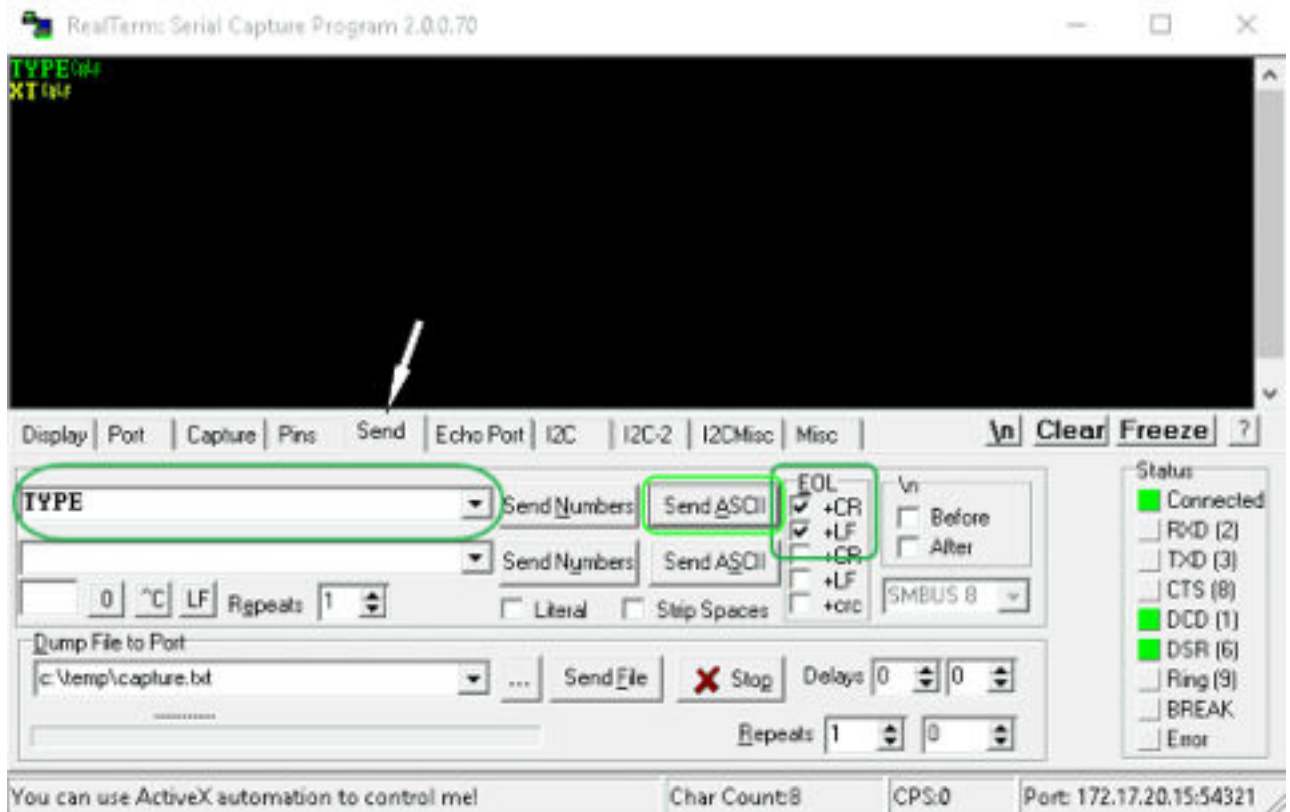


Fig. 18 : Saisies pour le test

7. Pour tester la communication, il faut envoyer une instruction à l'appareil de thermorégulation. Par exemple TYPE. Saisir la commande, puis appuyer sur [Send ASCII].
 - ▶ Si la connexion est opérationnelle, l'appareil de thermorégulation acquitte la commande.

4.7.4 Vitesse de transfert des données

La vitesse de transfert des données ne peut pas être définie avec précision. Cette situation dépend de différents facteurs :

- L'appareil de thermorégulation (avec l'interface Ethernet) et le pupitre de commande / PC se trouvent-ils sur le même réseau ?
- Existe-il une connexion sans fil (WiFi) ou une liaison câblée entre le pupitre de commande / PC et l'appareil de thermorégulation ?
- Le réseau est-il saturé ?

En règle générale, il est possible d'envoyer des instructions à l'appareil de thermorégulation toutes les 500 ms. Dans le cas d'une connexion WiFi, la fréquence peut dépasser 1 s. Une nouvelle instruction ne peut être envoyée que si l'instruction précédente a été acquittée par l'appareil de thermorégulation.

4.7.5 Procès-verbal de l'interface.

Veillez observer les consignes suivantes :

- L'instruction venant de l'ordinateur doit se terminer par CR, CRLF ou LFCR.
- La réponse provenant du thermostat se termine toujours par CRLF.
- Après chaque instruction envoyée au thermostat, il faut attendre la réponse avant d'envoyer l'instruction suivante. Ainsi, l'affectation des demandes et réponses est claire.

CR = Carriage Return (hex : 0D) ; LF = Line Feed (hex : 0A)

Tab. 6 : Exemple de transmission d'une valeur de consigne de 30,5 °C au thermostat.

Ordinateur	Appareil de thermorégulation
"OUT_SP_00_30.5"CRLF	➔
←	"OK"CRLF

4.7.6 Instructions de lecture

Le module d'interface reconnaît les instructions de lectures suivantes, avec lesquelles vous pouvez interroger les données d'exploitation de l'appareil de thermorégulation.

Tab. 7 : Température

ID	Fonction	Unité, résolution	Instruction
2	Valeur de consigne de la température	[°C]	IN_SP_00
3	Température de refoulement	[°C], 0,01 °C	IN_PV_00
4	Température de refoulement	[°C], 0,001 °C	IN_PV_10
5	Température réglée (interne Pt /Pt externe /externe analog /externe sériel)	[°C]	IN_PV_01
7	Température extérieure T _E (Pt100)	[°C]	IN_PV_03
8	Température extérieure T _E (entrée analogique)	[°C]	IN_PV_04
14	Température extérieure T _E (Pt100)	[°C], 0,001 °C	IN_PV_13
25	Point de mise hors tension surchauffe T_Max	[°C]	IN_SP_03
27	Limitation de la température de refoulement TiH (valeur limite supérieure)	[°C]	IN_SP_04
29	Limitation de la température de refoulement TiL (valeur limite inférieure)	[°C]	IN_SP_05

ID	Fonction	Unité, résolution	Instruction
33	Valeur de consigne de la température T_{set} en Safe Mode (valeur de consigne Safe en cas de coupure de communication).	[°C]	IN_SP_07
158	Grandeur réglante du régulateur principal en cas de régulation externe	[°C]	IN_PV_11

Tab. 8 : Pompe

ID	Fonction	Unité	Instruction
6	Pression d'admission / pression de la pompe, relative à l'atmosphère (uniquement sur Integral XT)	[bar]	IN_PV_02
12	Débit de la pompe (Le régulateur de débit MID doit être raccordé)	[L/min]	IN_PV_07
18	Niveau de puissance de la pompe (uniquement sur Integral XT)	[-]	IN_SP_01
31	Valeur de consigne de la pression d'admission / pression de la pompe (en cas de paramétrage de la régulation de pression) (uniquement sur Integral XT)	[bar]	IN_SP_06
37	Valeur de consigne de la régulation du débit	[L/min]	IN_SP_09
71	État de la régulation du débit : 0 = arrêt / 1 = marche	[-]	IN_MODE_05
154	Régulateur de débit de la pression d'admission, relatif à l'atmosphère (Le régulateur de débit MID doit être raccordé)	[bar]	IN_PV_09
156	Valeur de consigne de la limitation de pression en cas de régulation active du débit (Le régulateur de débit MID doit être raccordé)	[bar]	IN_SP_10
157	Point de mise hors tension de la surpression en case de régulation active du débit (Le régulateur de débit MID doit être raccordé)	[bar]	IN_SP_11
160	Position de la vanne du régulateur de débit (Le régulateur de débit MID doit être raccordé)	[%]	IN_PV_12
164	Source de la valeur de mesure de pression	[-]	IN_MODE_07

Tab. 9 : Niveau de remplissage

ID	Fonction	Unité	Instruction
9	Niveau du liquide caloporteur (niveau de remplissage)	[-]	IN_PV_05

Tab. 10 : Grandeur réglante

ID	Fonction	Unité, résolution	Instruction
11	Grandeur réglante du régulateur en résolution pour mille – valeur négative → appareil refroidi – valeur positive → appareil chauffé	[‰]	IN_PV_06
13	Grandeur réglante du régulateur en watts – valeur négative → appareil refroidi – valeur positive → appareil chauffé	[W]	IN_PV_08

Tab. 11 : Froid

ID	Fonction	Unité	Instruction
24	Mode refroidissement : 0 = arrêt / 1 = marche / 2 = automatique	[–]	IN_SP_02

Tab. 12 : Sécurité

ID	Fonction	Unité	Instruction
35	Délai d'expiration communication sur l'interface (1 - 60 secondes ; 0 = désactiver)	[s]	IN_SP_08
73	État du Safe Mode : 0 = arrêt (inactif) / 1 = marche (actif)	[–]	IN_MODE_06
162	limitation de la puissance de chauffe	[%]	IN_SP_13
166	Limitation de la puissance de chauffe en Safe Mode	[%]	IN_SP_14
168	Valeur de consigne de la pression de la pompe en Safe Mode	[bar]	IN_SP_15
170	Valeur de consigne du débit en Safe Mode, uniquement sur un appareil muni d'un régulateur de débit	[L/min]	IN_SP_16
172	Limitation de pression en Safe Mode, uniquement sur un appareil muni d'un régulateur de débit	[bar]	IN_SP_17

Tab. 13 : Paramètre de réglage

ID	Fonction	Unité	Instruction
39	Paramètre de réglage Xp	[–]	IN_PAR_00
41	Paramètre de réglage Tn (181 = désactiver)	[s]	IN_PAR_01
43	Paramètre de réglage Tv	[s]	IN_PAR_02
45	Paramètre de réglage Td	[s]	IN_PAR_03
47	Paramètre de réglage Kpe	[–]	IN_PAR_04
49	Paramètre de réglage TnE	[s]	IN_PAR_05
51	Paramètre de réglage TvE	[s]	IN_PAR_06
53	Paramètre de réglage TdE	[s]	IN_PAR_07

ID	Fonction	Unité	Instruction
55	Limitation de la grandeur de correction	[K]	IN_PAR_09
57	Paramètre de réglage XpF	[-]	IN_PAR_10
61	Paramètre de réglage Prop_E	[K]	IN_PAR_15

Tab. 14 : Régulation

ID	Fonction	Unité	Instruction
59	Comp.point cons.	[K]	IN_PAR_14
67	Régulation sur la grandeur de régulation X : 0 = interne / 1 = externe Pt / 2 = analogique externe / 3 = série externe / 5 = Ethernet externe / 6 = EtherCAT externe / 7 = externe Pt 2 (uniquement pour Integral)	[-]	IN_MODE_01
69	Compensation de la source X pour valeur de consigne : 0 = normal / 1 = externe Pt / 2 = analogique externe / 3 = série externe / 5 = Ethernet externe / 6 = EtherCAT externe / 7 = externe Pt 2 (uniquement pour Integral)	[-]	IN_MODE_04

Tab. 15 : Droits

ID	Fonction	Unité	Instruction
63	État du clavier Master : 0 = déverrouillé / 1 = verrouillé	[-]	IN_MODE_00
65	État du clavier de l'unité de télécommande : 0 = déverrouillé / 1 = verrouillé	[-]	IN_MODE_03

Tab. 16 : État

ID	Fonction	Unité	Instruction
75	État du stand-by : 0=Appareil = appareil allumé / 1 = appareil éteint	[-]	IN_MODE_02
107	Type d'appareil (exemples de réponse : « INT » ou « VC »)		TYPE
130	Fonctionnement : 0 = OK / -1 = panne	[-]	STATUT
131	Diagnostic de la panne ; une réponse à 7 chiffres sous la forme XXXXXX sera donnée, où chaque chiffre X contient des informations sur les erreurs (0 = aucune panne / 1 = panne). Les informations suivantes définissent les sept chiffres du format de réponse : <ul style="list-style-type: none"> ■ 1er caractère = erreur ■ 2e caractère = alarme ■ 3e caractère = avertissement ■ 4e caractère = surchauffe ■ 5e caractère = niveau inférieur ■ 6e caractère = 0 (en cas de réglage de l'alarme : Niveau trop élevé ■ 7e caractère = valeur de réglage externe manquante 	[-]	STAT

Tab. 17 : Programmateur

ID	Fonction	Unité	Instruction
77	Programme auquel se réfèrent les autres commandes	[-]	RMP_IN_04
88	Numéro de segment actuel	[-]	RMP_IN_01
90	Définir le nombre d'exécution du programme	[-]	RMP_IN_02
92	Cycle de programme actuel	[-]	RMP_IN_03
94	Programme en cours (0 = aucun programme en cours)	[-]	RMP_IN_05

Tab. 18 : Entrée / sortie de contact

ID	Fonction	Unité	Instruction
96	Entrée de contact 1 : 0 = ouverte / 1 = fermée	[-]	IN_DI_01
98	Entrée de contact 2 : 0 = ouverte / 1 = fermée	[-]	IN_DI_02
100	Entrée de contact 3 : 0 = ouverte / 1 = fermée	[-]	IN_DI_03
102	Sortie de contact 1 : 0 = ouverte / 1 = fermée	[-]	IN_DO_01
104	Sortie de contact 2 : 0 = ouverte / 1 = fermée	[-]	IN_DO_02
106	Sortie de contact 3 : 0 = ouverte / 1 = fermée	[-]	IN_DO_03

Tab. 19 : Version logicielle

ID	Fonction	Unité	Instruction
108	Système de régulation	[-]	VERSION_R
109	Système de protection	[-]	VERSION_S
110	Unité de télécommande (Command) (L'unité de télécommande doit être disponible)	[-]	VERSION_B
111	Système de refroidissement (uniquement sur les appareils à refroidissement actif)	[-]	VERSION_T
112	Module d'interface analogique (Le module d'interface doit être disponible)	[-]	VERSION_A
113	Régulateur de débit (Le régulateur de débit doit être disponible)	[-]	VERSION_A.1
114	Module d'interface RS 232/485 et/ou Profibus/Profinet (Le module d'interface doit être disponible)	[-]	VERSION_V
116	Module d'interface EtherCAT (Le module d'interface doit être disponible)	[-]	VERSION_Z
117	Module d'interface de contact (Le module d'interface doit être disponible)	[-]	VERSION_D
118	Électrovanne de l'eau de refroidissement (L'électrovanne doit être disponible)	[-]	VERSION_M_0

ID	Fonction	Unité	Instruction
119	Électrovanne du dispositif de remplissage automatique (L'électrovanne doit être disponible)	[-]	VERSION_M_1
120	Électrovanne du stabilisateur de niveau (L'électrovanne doit être disponible)	[-]	VERSION_M_2
121	Électrovanne, vanne d'arrêt 1 (L'électrovanne doit être disponible)	[-]	VERSION_M_3
122	Électrovanne, vanne d'arrêt 2 (L'électrovanne doit être disponible)	[-]	VERSION_M_4
124	Pompe 1	[-]	VERSION_P_0
125	Pompe 2	[-]	VERSION_P_1
126	Système de chauffage 1	[-]	VERSION_H_0
127	Système de chauffage 2	[-]	VERSION_H_1
128	Interface Pt100 externe 1 (Le module doit être disponible)	[-]	VERSION_E
129	Interface Pt100 externe 2 (Le deuxième module doit être disponible)	[-]	VERSION_E_1

4.7.7 Instructions d'écriture

Le module d'interface reconnaît les instructions d'écriture suivantes, avec lesquelles vous pouvez transmettre les valeurs sur l'appareil de thermostat.

Le pupitre de commande récupère le droit d'opérateur lors de l'envoi d'une commande d'écriture. Cette opération fonctionne uniquement si le pupitre de commande n'a pas été verrouillé par une autre unité de commande
 ↪ Chapitre 6.18 « Opérateur et observateur » à la page 115.



L'appareil de thermostat confirme chaque commande d'écriture par OK, la réponse provenant de l'adresse de l'appareil A015 est, par exemple, « A015_OK ». En présence d'une erreur, un message d'erreur s'affiche donc comme réponse, comme, par exemple, « A015_ERR_6 », cf. ↪ Chapitre 4.7.9 « Messages d'erreur » à la page 56.

Tab. 20 : Température

ID	Fonction	Unité	Instruction
1	Valeur de consigne de la température	[°C]	OUT_SP_00_XXX.XX
15	Valeur réelle de la température externe (via l'interface)	[°C]	OUT_PV_05_XXX.XX
26	Limitation de la température de refoulement TiH (valeur limite supérieure)	[°C]	OUT_SP_04_XXX

ID	Fonction	Unité	Instruction
28	Limitation de la température de refoulement TiL (valeur limite inférieure)	[°C]	OUT_SP_05_XXX
32	Valeur de consigne de la température T _{set} en Safe Mode	[°C]	OUT_SP_07_XXX.XX

Tab. 21 : Pompe

ID	Fonction	Unité	Instruction
17	Niveau de puissance de la pompe 1 – 8 (uniquement sur Integral XT)	[-]	OUT_SP_01_XXX
30	Pression de consigne (en cas de paramétrage de la régulation de pression) (uniquement sur Integral XT)	[bar]	OUT_SP_06_X.XX
36	Valeur de consigne de la régulation du débit	[L/min]	OUT_SP_09_X.XX
70	Activer la régulation du débit : 0 = arrêter / 1 = mise en marche	[-]	OUT_MODE_05_X
155	Valeur de consigne de la limitation de pression en cas de régulation active du débit (Le régulateur de débit MID doit être raccordé et équipé du capteur de pression intégré)	[bar]	OUT_SP_10_X.X
159	Valeur réelle de la mesure de pression externe (par l'interface)	[bar]	OUT_PV_06_XX.XX
163	Source de la valeur de mesure de pression	[-]	OUT_MODE_07_[valeur]

Tab. 22 : Froid

ID	Fonction	Unité	Instruction
23	Mode refroidissement : 0 = arrêt / 1 = marche / 2 = automatique	[-]	OUT_SP_02_XXX

Tab. 23 : Sécurité

ID	Fonction	Unité	Instruction
34	Délai d'expiration communication sur l'interface (1 – 60 secondes ; 0 = désactiver)	[s]	OUT_SP_08_XX
72	Activer le Safe Mode	[-]	OUT_MODE_06_1

Tab. 24 : Paramètre de réglage

ID	Fonction	Unité	Instruction
38	Paramètre de réglage Xp	[-]	OUT_PAR_00_XX.X
40	Paramètre de réglage Tn (5 – 180 s ; 181 = désactiver)	[s]	OUT_PAR_01_XXX
42	Paramètre de réglage Tv	[s]	OUT_PAR_02_XXX
44	Paramètre de réglage Td	[s]	OUT_PAR_03_XX.X

ID	Fonction	Unité	Instruction
46	Paramètre de réglage Kpe	[-]	OUT_PAR_04_XX.XX
48	Paramètre de réglage TnE (0 – 9000 s ; 9001 = désactiver)	[s]	OUT_PAR_05_XXXX
50	Paramètre de réglage TvE (5 = désactiver)	[s]	OUT_PAR_06_XXXX
52	Paramètre de réglage TdE	[s]	OUT_PAR_07_XXXX.X
54	Limitation de la grandeur de correction	[K]	OUT_PAR_09_XXX.X
56	Paramètre de réglage XpF	[-]	OUT_PAR_10_XX.X
60	Paramètre de réglage Prop_E	[K]	OUT_PAR_15_XXX

Tab. 25 : Régulation

ID	Fonction	Unité	Instruction
58	Comp.point cons.	[K]	OUT_PAR_14_XXX.X
66	Régulation sur la grandeur de régulation X : 0 = interne / 1 = externe Pt / 2 = analogique externe / 3 = série externe / 5 = Ethernet externe / 6 = EtherCAT externe / 7 = externe Pt 2 (uniquement pour Integral)	[-]	OUT_MODE_01_X
68	Compensation de la source X pour valeur de consigne : 0 = normal / 1 = externe Pt / 2 = analogique externe / 3 = série externe / 5 = Ethernet externe / 6 = EtherCAT externe / 7 = externe Pt 2	[-]	OUT_MODE_04_X

Remarque (ID 66 et 68) : Avec la valeur X = 3, les commandes ID 66 et ID 68 peuvent être exécutées sur certains appareils de thermorégulation seulement si une spécification de température extérieure a déjà été reçue (via la commande ID 15).

Tab. 26 : Droits

ID	Fonction	Unité	Instruction
62	Clavier Master (correspondant à « KEY ») : 0 = déverrouiller / 1 = verrouiller	[-]	OUT_MODE_00_X
64	Clavier de l'unité de télécommande (Command) : 0 = déverrouiller / 1 = verrouiller	[-]	OUT_MODE_03_X

Tab. 27 : État

ID	Fonction	Unité	Instruction
74	Mettre en marche / arrêter l'appareil (stand-by)	[-]	DÉMARRER / STOP

Tab. 28 : Programmeur

ID	Fonction	Unité	Instruction
76	Sélectionner le programme pour lequel les commandes ci-dessous doivent s'appliquer (X = 1 – 5). À la mise en marche de l'appareil de thermorégulation, le programme 5 est sélectionné par défaut. Attention ! L'exécution de cette commande entraîne l'interruption, le cas échéant, d'un programme en cours.	[-]	RMP_SELECT_X
78	Démarrer le programmeur	[-]	RMP_START
79	Mettre en pause le programmeur	[-]	RMP_PAUSE
80	Réactiver le programmeur (après une pause)	[-]	RMP_CONT
81	Terminer le programmeur	[-]	RMP_STOP

4.7.8 Commande pour l'interface Profibus

Instructions d'écriture et de lecture de l'interface Profibus pour Integral Flow Control

Octet CMD n° 2	Octet CMD n° 3	
4	5	Régulateur de débit marche/arrêt (0 = arrêt / 1 = marche)
2	9	Prescrire la valeur de consigne pour le régulateur de débit
14	5	Interrogation du statut du régulateur de débit
11	7	Interrogation de la valeur réelle du débit
12	9	Interrogation de la valeur de consigne du débit

4.7.9 Messages d'erreur

Les messages d'erreur de l'interface Ethernet sont décrits ci-dessous. Après une mauvaise instruction, la chaîne de caractères *ERR_X* ou *ERR_XX* s'affiche.

Erreur	Description
ERR_2	Saisie erronée (débordement de la mémoire tampon, par exemple)
ERR_3	Mauvaise instruction
ERR_5	Erreur de syntaxe dans la valeur
ERR_6	Valeur non admissible
ERR_8	Module ou valeur non disponible
ERR_30	Programmeur, tous les segments occupés

Erreur	Description
ERR_31	Aucune possibilité de spécifier une valeur de consigne. La fonction « Comp.point cons. » est activée.
ERR_32	$TiH \leq TiL$
ERR_33	Une sonde externe manquante
ERR_34	Valeur analogique indisponible
ERR_35	Mode automatique défini
ERR_36	Aucune possibilité de prescription d'une valeur de consigne, le programmeur est en fonctionnement ou sur pause
ERR_37	Impossible de démarrer le programmeur (l'entrée analogique pour la valeur de consigne est active)
ERR_38	L'opérateur ne dispose pas des droits permettant d'exécuter la commande. Un autre poste de commande dispose de droits d'accès exclusifs, ce qui interdit l'écriture via cette interface.
ERR_39	L'opération n'est pas autorisée. Le Safe Mode est actif
ERR_40	L'opération n'est pas autorisée. Le Safe Mode est hors service.
ERR_41	L'opération n'est pas autorisée. L'appareil de thermostatisation indique un état d'erreur.

5 Mise en service

5.1 Établir l'alimentation électrique

Personnel : Personnel de service



AVERTISSEMENT !

Contact avec conducteurs de tension en raison d'un câble réseau défectueux

Électrocution

- Le câble réseau ne doit pas entrer en contact avec les flexibles refoulant un liquide caloporteur brûlant et d'autres pièces brûlantes pendant le service ou après l'arrêt.



REMARQUE !

Utilisation d'une tension ou d'une fréquence secteur inadmissibles

Dommmages de l'appareil

- Comparer les indications de la plaque signalétique avec la tension et la fréquence du secteur réelles.

Remarques :

- Brancher les appareils avec le câble réseau uniquement sur une prise électrique munie d'une protection à la terre (PE) et utiliser uniquement le câble réseau monté pour l'alimentation électrique.
- L'interrupteur principal de l'appareil sert de composant de coupure du secteur. L'interrupteur secteur doit être facilement reconnaissable et accessible.

La remarque ne s'applique que pour les appareils aux États-Unis et au Canada

Remarque sur l'installation électrique côté bâtiment

- Pour les appareils triphasés, il est recommandé par LAUDA d'installer un fusible de secours du côté de l'installation : 25 A class cc low peak

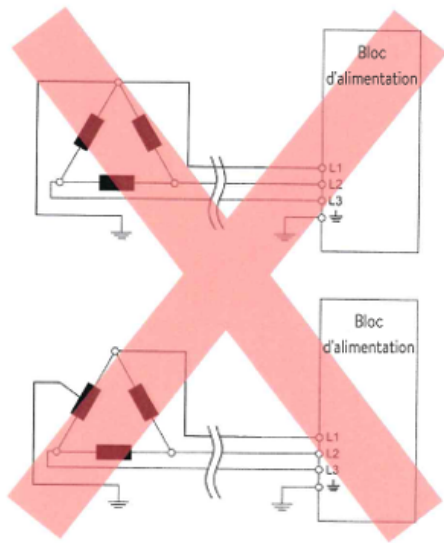


Fig. 19 : Réseau Delta mis à la terre de manière asymétrique (sans transformateur de coupure)

Remarques sur l'installation électrique côté bâtiment

- La protection par fusible côté installation doit correspondre au moins à la consommation maximale de courant de l'appareil (cf. plaque signalétique) et ne doit pas dépasser la valeur admissible pour la fiche secteur.
- Appareils triphasés
 - Les appareils triphasés doivent impérativement être exploités sur un réseau mis à la terre en un point étoile, par exemple TN-C, TN-C-S ou TN-S. Pour les réseaux non mis à la terre (par exemple systèmes IT) ou pour les réseaux mis à la terre de manière asymétrique, un transformateur de coupure doit être monté en aval et le point étoile doit être mis à la terre. Tenir compte lors du choix du transformateur de coupure des valeurs de raccordement maximales de l'appareil.
 - Veiller au champ tournant correct ! Si le champ tournant est faux, un message d'erreur s'affiche et l'appareil ne peut pas être mis en service.

5.2 Première mise en marche de l'appareil

Le graphique illustre l'ordre prédéfini des saisies requises à des fins de sécurité. Ces saisies doivent être exécutées après chaque changement de liquide caloporteur et à la première mise en marche de l'appareil.

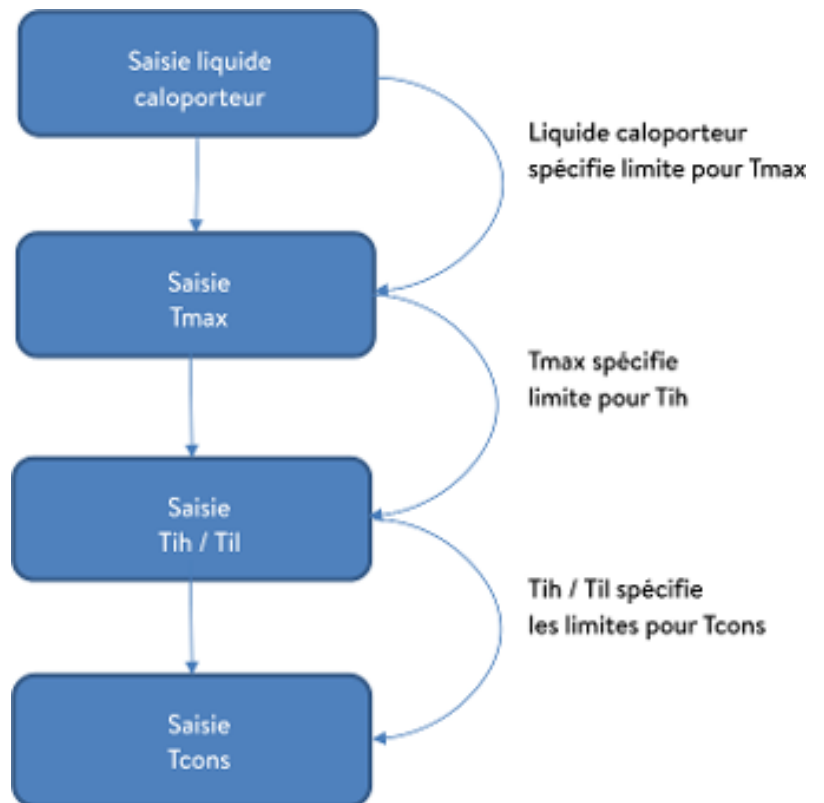


Fig. 20 : Ordre chronologique des saisies

Allumer l'appareil



Fig. 21 : Écran d'accueil



Fig. 22 : Langue du menu

1. Allumer l'appareil en tournant l'interrupteur secteur. Un signal sonore retentit.
 - ▶ Le menu pour le choix de la langue apparaît ensuite.

2. Sélectionner la [langue de menu] souhaitée à l'aide des touches fléchées haut et bas.
Valider le choix à l'aide de la touche programmable [CONTINUER].



Il est possible de changer la langue du menu à tout moment via le menu.

- ▶ Ensuite s'affiche le menu pour le choix du fuseau horaire.
3. Sélectionner le [fuseau horaire] dans lequel vous vous trouvez.
Valider le choix à l'aide de la touche programmable [CONTINUER].
 - ▶ Le menu pour le choix du liquide caloporteur s'affiche ensuite.
4. Sélectionner le [liquide caloporteur] à l'aide des touches fléchées haut et bas.
Valider le choix à l'aide de la touche programmable [CONTINUER].
 - ▶ Le menu Mode remplissage apparaît ensuite.
5. Remplir l'appareil avec le liquide caloporteur.
 - ▶ Le menu Degas mode apparaît ensuite.
6. Laisser l'appareil exécuter le dégazage.
7. Régler $T_{\max/\text{réservoir}}$ ➔ Chapitre 5.5 « Réglage de Tmax » à la page 69.



Quand l'appareil est en fonctionnement, un point lumineux rouge est projeté au sol sous la façade de l'appareil.

En cas de panne, ce point lumineux clignote. Si l'appareil est en mode stand-by ou arrêté, le point lumineux disparaît.

5.3 Commande de l'appareil avec l'unité de commande

5.3.1 Fenêtre de base, navigation et touches programmables

Fenêtre de base

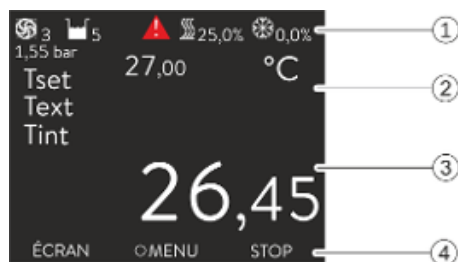


Fig. 23 : Fenêtre de base avec barre d'état et barre des touches programmables

Après avoir allumé l'appareil et effectué les paramétrages, la fenêtre de base (sans barre d'état) « simple » s'affiche. S'il n'y a aucune saisie pendant environ 10 secondes, la barre des touches programmables disparaît. Une pression sur n'importe quelle touche réactive la barre des touches programmables.

- 1 Barre d'état
- 2 Écran de la température externe T_{ext} ou de la température interne T_{int} et de la température de consigne T_{set} .
- 3 Grand écran de la température à laquelle se fait la régulation.
- 4 Les attributions des touches programmables s'affichent dans la barre des touches programmables.

Les touches programmables sont des touches spéciales qui peuvent être actionnées à tout moment mais qui peuvent avoir des fonctions différentes selon le contexte. La fonction correspondante s'affiche à l'écran au point attribué.

Barre d'état

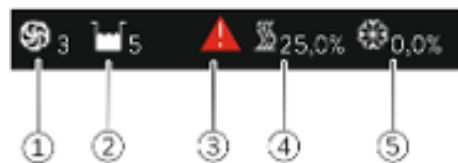


Fig. 24 : Barre d'état de la fenêtre de base étendue

- 1 Si la pompe est en marche, le symbole de la pompe tourne. Le chiffre de l'étage de la pompe s'affiche en plus uniquement sur les appareils Integral XT.
- 2 Écran du niveau de remplissage du liquide caloporteur dans l'appareil
- 3 Un triangle d'avertissement rouge ou jaune indique la présence de messages d'erreur, d'alarme et/ou d'avertissements.
- 4 Le chauffage chauffe à la puissance affichée en pourcentage.
- 5 Le groupe frigorifique refroidit à la puissance affichée en pourcentage.

Touches, écrans et touches programmables

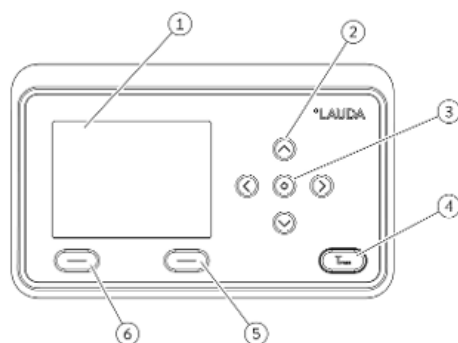




Fig. 25 : Unité de commande (version format paysage)

- 1 Écran
 - 2 4 touches fléchées
 - 3 Touche de saisie
 - 4 Touche pour l'affichage du point de coupure en cas de surchauffe
 - 5 Touche programmable à droite
 - 6 Touche programmable à gauche
- Pour passer de la fenêtre de base au menu général, appuyer sur la touche de saisie.
 - Navigation avec les quatre touches fléchées
 - Dans le menu, il est possible de défiler vers le haut et vers le bas à l'aide des touches fléchées.
 - À partir du menu général, une pression (répétée) de la touche fléchée droite [\rightarrow] ou de la touche de saisie [MENU] amène plus loin dans le menu.
 - À partir d'un sous-menu, une pression répétée sur la touche fléchée gauche [\leftarrow] faire revenir à la fenêtre de base.

Symboles dans le menu

Symbole	Description
	Le triangle indique la présence d'un sous-menu.
	Le cadenas indique que ce menu ne peut pas être modifié.

Fonction des touches programmables

La barre des touches programmables se trouve dans la zone inférieure de l'écran. Les touches programmables ont plusieurs fonctions différentes selon le contexte.

Il est possible de sélectionner les fonctions suivantes à l'aide des touches programmables :

- Avec [ÉCRAN], passage à travers les différentes fenêtres.
 - Fenêtre de base « simple » (sans barre d'état)
 - Fenêtre de base « étendue » (avec barre d'état)
 - Fenêtre graphique
 - Liste avec erreurs et numéro du code
 - Liste avec avertissements et numéro du code
 - Liste avec alarmes et numéro du code
- Avec [ESC], quitter le menu et revenir à la fenêtre de base ou quitter une fenêtre de saisie.
- Avec [MENU],
 - accès au menu général et
 - validation de l'instruction sélectionnée qui amène plus loin dans le sous-menu ou à une fenêtre de saisie.
- Avec [OK]
 - validation d'une option dans une fenêtre de sélection et
 - validation d'une valeur numérique dans une fenêtre de saisie.
- Avec [MODIFIER], modification d'un paramètre d'appareils (par exemple température de consigne).
- La touche [SÉLECTIONNER] permet de sélectionner un élément dans une liste de sélection.
- Les fonctions [DÉMARRER] et [STOP] vous permettent de commuter entre les deux modes de fonctionnement *Stand-by* et *Service*.
- Avec [+/-], saisie d'une valeur négative dans une fenêtre de saisie.
- En fonction du contexte, d'autres fonctions sont attribuées aux touches programmables (par exemple NOUVEAU/SUPPRIMER dans l'éditeur du programmeur).

5.3.2 Structure du menu

Remarque : Les options de menu ne sont éventuellement pas toutes affichées en fonction du type d'appareil ou de l'équipement !

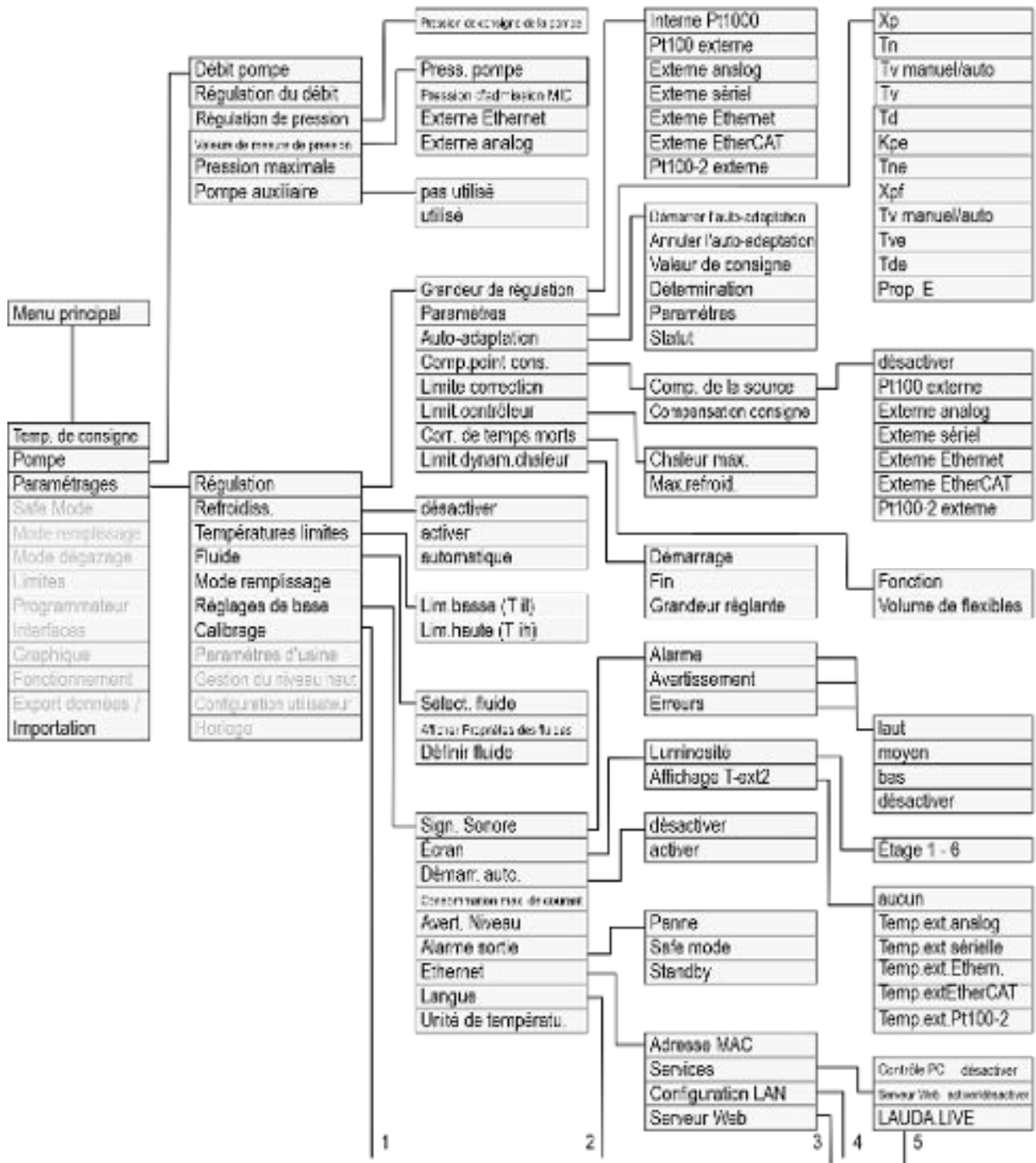


Fig. 26 : Menu partie 1

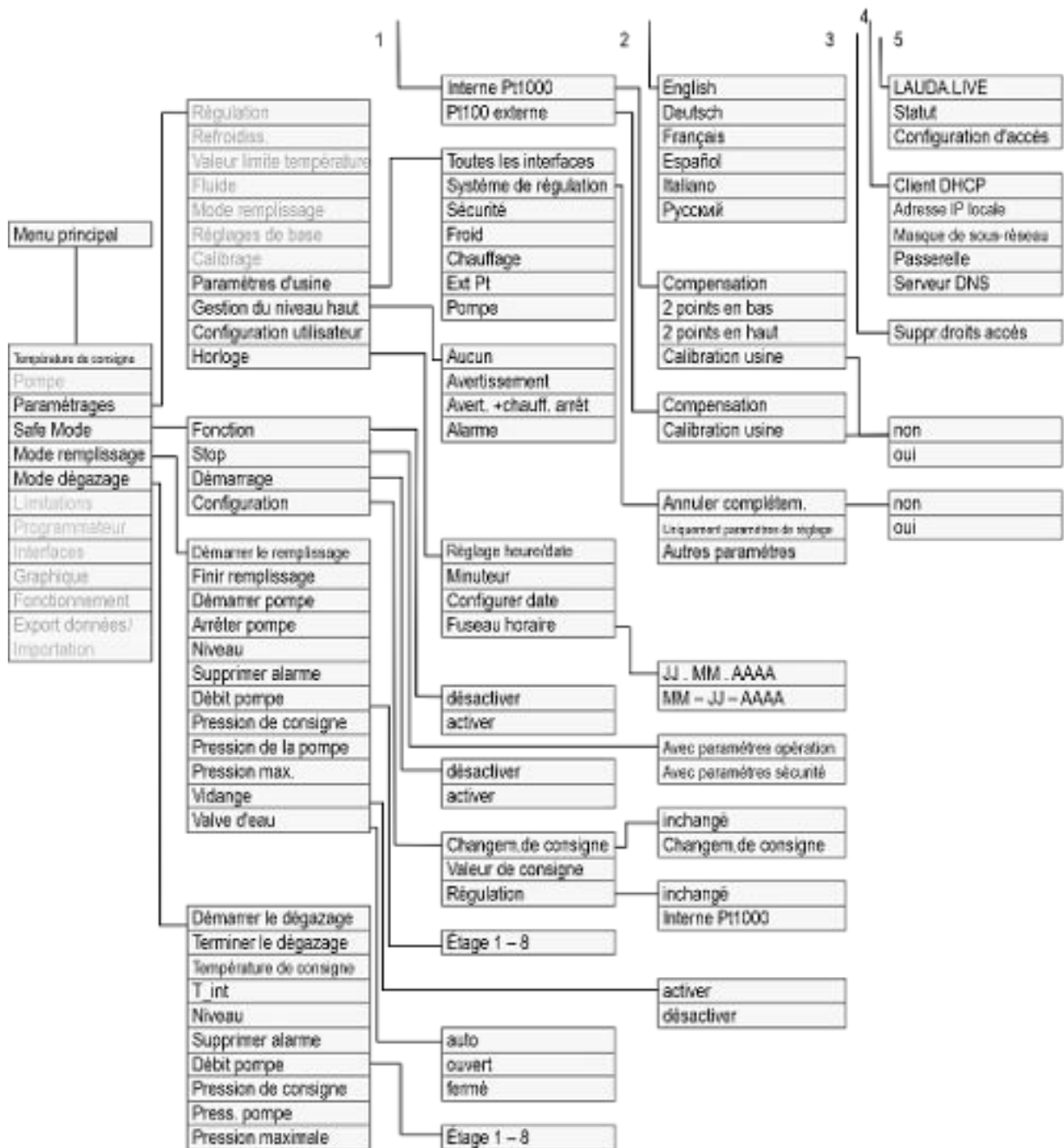


Fig. 27 : Menu partie 2, suite de la page précédente

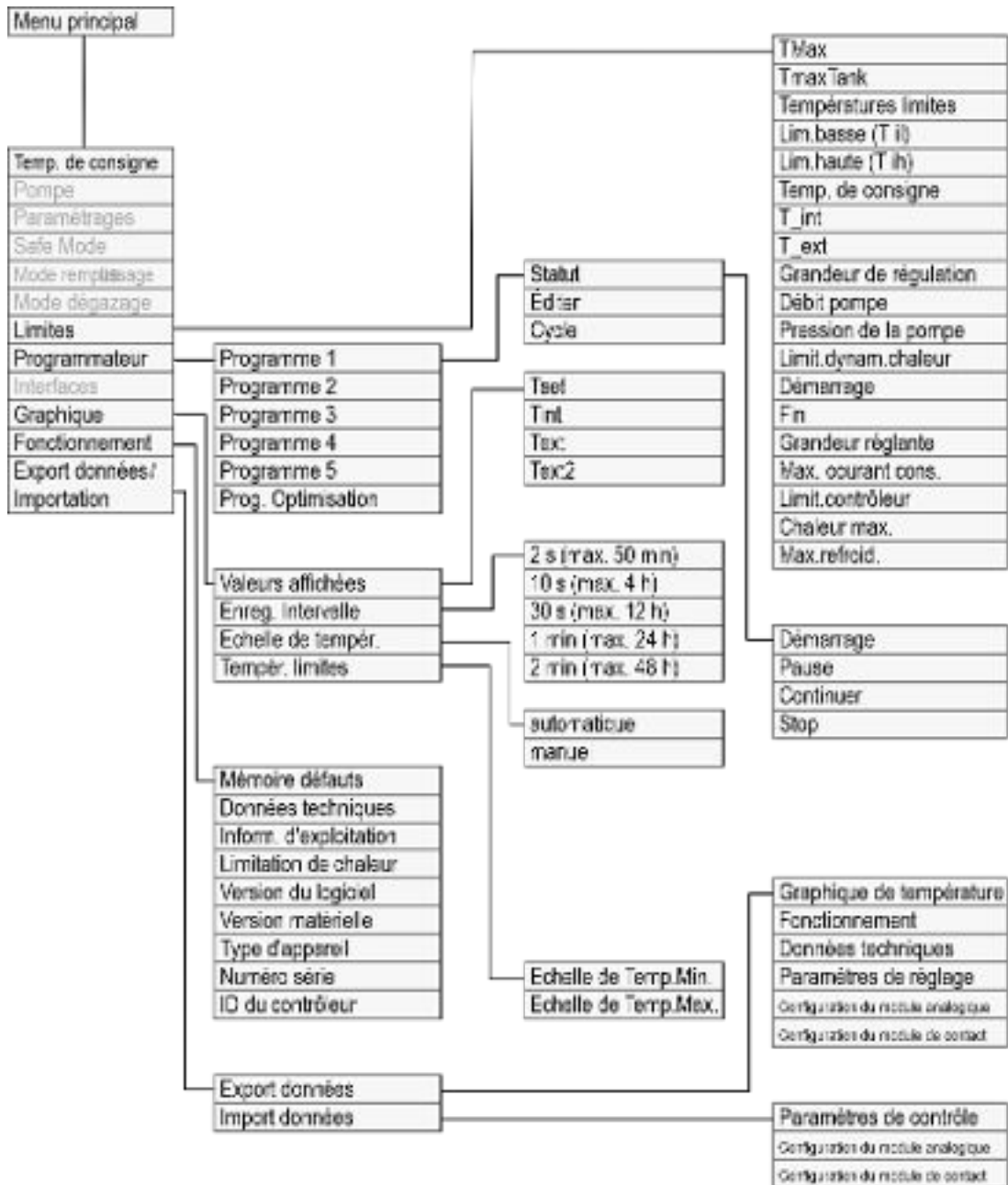


Fig. 28 : Menu partie 3, suite de la page précédente

5.3.3 Fenêtre de saisie et saisie de la température de consigne

La configuration des paramétrages dans l'afficheur passe par la fenêtre de saisie. La fenêtre de saisie est disponible en deux variantes.

Fenêtre de saisie pour sélectionner des options



Fig. 29 : Sélection d'une option

Fenêtre de saisie pour une valeur numérique



Fig. 30 : Saisir une valeur

- La coche indique l'option activée.
- La navigation dans les options se fait avec les touches fléchées [haut] et [bas].
- L'option sélectionnée à un fond coloré.
- Avec la touche programmable [ESC], quitter la fenêtre de saisie avec ou sans modification.
- En appuyant sur la touche de saisie [OK], l'option sélectionnée est appliquée.

- La valeur qui doit être saisie s'affiche en grand. Le curseur sous la valeur clignote.
- Avec les touches fléchées [haut] et [bas], il est possible de modifier la valeur. En gardant l'une des deux touches fléchées enfoncée, la modification s'accélère.
- En appuyant sur la touche fléchée [gauche] ou [droite], il est possible également de sélectionner des chiffres isolés et de les modifier avec les touches fléchées [haut] et [bas].
- Avec la touche programmable [+/-], il est possible de modifier le signe de la valeur.
- Les valeurs affichées *Max* : et *Min* : indique les limites pour la saisie d'une valeur.
- Avec la touche programmable [ESC], retour à l'écran précédent sans modification.
- Par une pression sur la touche de saisie [OK], la valeur réglée est appliquée.

Saisie de la température de consigne

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option de menu → *Température de consigne*.
3. Appuyer sur la touche de saisie.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre. Le curseur sous la valeur de la température clignote. Les plages de température supérieure et inférieure s'affichent.

4. Modifier la valeur à l'aide des touches fléchées.



En appuyant sur la touche [ESC], retour au menu précédent sans modification.

5. Confirmer la nouvelle valeur avec la touche de saisie [OK].
 - ▶ La nouvelle valeur est active.

5.3.4 Fenêtre graphique

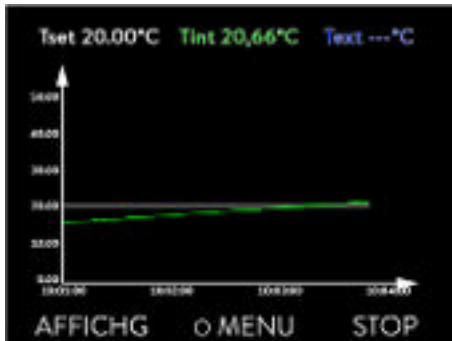


Fig. 31 : Fenêtre graphique

L'écran offre la possibilité d'afficher les profils de température sous forme de graphiques.

Pour arriver à la fenêtre graphique, utiliser la touche programmable [Écran] dans la fenêtre de base de l'écran.

- T_{set} indique la température de consigne réglée (gris).
- T_{int} indique la température interne (vert) du liquide caloporteur dans l'appareil.
- T_{ext} indique la température externe (bleu foncé) du liquide caloporteur dans le consommateur.
- Il est possible de faire défiler le graphique dans toutes les directions à l'aide des touches fléchées.

Édition de la fenêtre graphique

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option de menu → *Graphique*.
 - ▶ Le sous-menu graphique s'ouvre.



Fig. 32 : Menu Graphique

Dans ce sous-menu, vous pouvez adapter la fenêtre graphique à vos besoins.

- [Valeurs affichées] : T_{set} , T_{int} , T_{ext} et T_{ext2} .
Ici sont définies quelles températures doivent être affichées sur le tracé du graphique.
- [Fréquence d'acquisition] : 2 s (maximum 50 min), 10 s (maximum 4 h), 30 s (maximum 12 h), 1 min (maximum 24 h) ou 2 min (maximum 48 h).
Ici est défini à quelle fréquence une valeur de mesure de la température est acquise.
- [Axe du temps]: auto, 9 min, 45 min, 2 h15 min, 4 h30 min, 9 h, 24 h ou 48 h.
Ici est défini quel axe du temps s'affiche au sein de la fenêtre graphique visible (correspond à la valeur d'échelle de l'axe x).
- [Échelle de température] : automatique ou manuelle.
Ici est défini quelle plage de température s'affiche dans la fenêtre graphique visible.
 - [Autom.]: La taille de la zone graphique visible s'ajuste automatiquement aux variations des courbes de température.
 - Si le réglage automatique est sélectionné, l'option de menu suivante (températures limites) n'est pas visible.
- [Températures limites] : Echelle de Temp.Min. et Echelle de Temp.Max.
Ici est défini manuellement quel axe du temps s'affiche dans la fenêtre graphique visible.

5.3.5 Commandes de l'appareil à l'aide de la Command Touch

L'appareil peut également être commandé à l'aide de l'unité de télécommande Command Touch (accessoires).



Ne mettez l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur principal que lorsque l'application est entièrement raccordée hydrauliquement et que toutes les mesures pour une mise en service sûre ont été prises.

5.4 Réglage du liquide caloporteur



AVERTISSEMENT !

Surchauffe du liquide caloporteur en raison d'une saisie erronée du point de coupure en cas de surchauffe T_{\max} pour le circuit hydraulique

Incendie

- Mettre le point de coupure en cas de surchauffe pour le circuit hydraulique sur 5 K au-dessus de la limite supérieure de la plage de température de l'application concernée. Mais toutefois pas au-dessus de la limite supérieure de la plage de température de fonctionnement du liquide caloporteur.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe du liquide caloporteur en raison d'une saisie erronée du point de coupure en cas de surchauffe $T_{\max\text{Réservoir}}$ pour le vase d'expansion

Incendie

- Régler dans le menu de l'appareil le liquide caloporteur utilisé dans l'appareil. Régler le point de coupure en cas de surchauffe $T_{\max\text{Réservoir}}$ en dessous du point éclair du liquide caloporteur.

Régler dans le menu de l'appareil le liquide caloporteur utilisé dans l'appareil. Grâce à cette procédure, les valeurs saisies dans le logiciel sont chargées dans la commande de l'appareil.

Les valeurs saisies pour le liquide caloporteur sont :

- le point éclair,
- la viscosité,
- la densité,
- la capacité calorifique spécifique,
- les valeurs limites de la plage de température de fonctionnement dans le circuit hydraulique,
- les valeurs limites de la plage de température dans le vase d'expansion (uniquement sur Integral XT).

En sélectionnant le paramètre du liquide caloporteur [Indéfini], il est possible de saisir les caractéristiques d'un nouveau liquide caloporteur dans l'option de menu [Définir le liquide caloporteur].

Personnel : Personnel de service

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Fluide → Sélectionner fluide.
 - ▶ Une liste des liquides caloporteurs validés pour l'appareil s'affiche.
3. Sélectionner liquide caloporteur en faisant défiler.



En appuyant sur la touche [ESC], vous revenez à la fenêtre de base sans modification.

4. Confirmer la sélection avec la touche de saisie [OK].
 - ▶ La sélection est cochée.
5. Dans l'option du menu → afficher les caractéristiques du fluide, il est possible d'afficher les propriétés du liquide caloporteur.



Régler ensuite le Tmax

Une fois que le liquide caloporteur a été sélectionné, régler immédiatement les points de coupure en cas de surchauffe $T_{max/reservoir}$ ↪ Chapitre 5.5 « Réglage de Tmax » à la page 69.

5.5 Réglage de Tmax



AVERTISSEMENT !

Surchauffe du liquide caloporteur en raison d'une saisie erronée du point de coupure en cas de surchauffe T_{max} pour le circuit hydraulique

Incendie

- Mettre le point de coupure en cas de surchauffe pour le circuit hydraulique sur 5 K au-dessus de la limite supérieure de la plage de température de l'application concernée. Mais toutefois pas au-dessus de la limite supérieure de la plage de température de fonctionnement du liquide caloporteur.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe du liquide caloporteur en raison d'une saisie erronée du point de coupure en cas de surchauffe $T_{max/Reservoir}$ pour le vase d'expansion

Incendie

- Régler dans le menu de l'appareil le liquide caloporteur utilisé dans l'appareil. Régler le point de coupure en cas de surchauffe $T_{max/Reservoir}$ en dessous du point éclair du liquide caloporteur.

Personnel : Personnel spécialisé

Les limites pour les valeurs T_{\max} (Integral T et XT) et pour les valeurs $T_{\max\text{Réservoir}}$ (uniquement Integral XT) sont posées automatiquement dès que le liquide caloporteur a été sélectionné dans le menu de l'appareil.

Les plages de valeur à régler pour T_{\max} et $T_{\max\text{Réservoir}}$ sont limitées par le liquide caloporteur. Il est possible de réduire les valeurs de T_{\max} et de $T_{\max\text{Réservoir}}$ mais pas de les régler au-dessus des limites prescrites.



La valeur de démarrage s'élève à 55 °C à la livraison.

En cas de changement de liquide caloporteur, la valeur T_{\max} du liquide caloporteur précédemment utilisé reste active et doit être adaptée le cas échéant.



Fig. 33 : Affichage de Tmax

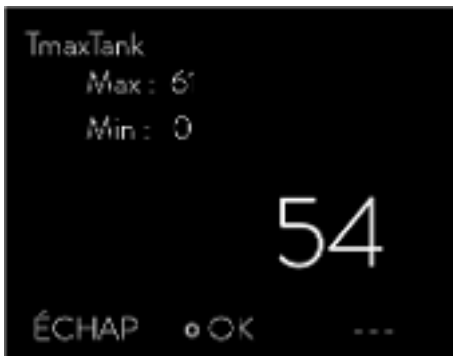


Fig. 34 : Saisir Tmax (ici TmaxTank)

1. Appuyer sur la touche T_{\max} et la tenir enfoncée.
 - ▶ Les valeurs T_{\max} et $T_{\max\text{Réservoir}}$ s'affichent à l'écran.
2. Sélectionner à l'aide des touches fléchées une des deux valeurs T_{\max} en tenant enfoncée la touche T_{\max} .
3. Appuyer sur la touche de saisie.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre. Le curseur sous la valeur T_{\max} clignote.

4. Modifier la valeur à l'aide des touches fléchées.



Relâcher la touche T_{\max} pour annuler la procédure sans modifier la valeur T_{\max} .

5. Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche de saisie [OK].
6. Valider la nouvelle valeur à l'aide de la touche programmable [ANW.].
 - ▶ La nouvelle valeur est active.

5.6 Réglage des températures limites Tih et Til

Cette fonction permet de régler les températures limites Tih et Til. Les températures limites restreignent la température de consigne. Si la température réelle interne se trouve en dehors des températures limites, un avertissement est émis. Ces températures limites devraient représenter les limites de votre application. En outre, une tolérance de 2 K devrait être ajoutée aux températures limites inférieure et supérieure afin de compenser des dépassements de la régulation, en particulier les régulations externes. Lorsque les températures limites sont déterminées, la plage de température de fonctionnement du liquide caloporteur doit être prise en compte.

Réglage de Tih et Til



Fig. 35 : Définir des températures limites

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Températures limites → Limite inférieure (Til) et → Limite supérieure (Tih).
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre. Le curseur sous la valeur clignote. Les plages de température supérieure et inférieure s'affichent.
3. Modifier la valeur à l'aide des touches fléchées.



En appuyant sur la touche [ESC], retour au menu supérieur sans modification.

4. Appuyer sur la touche de saisie [OK].
 - ▶ La valeur est appliquée.

5.7 Pression maximale et limitation de pression

Pression maximale

La pression maximale est une valeur limite qui, en cas de dépassement, entraîne le passage de l'appareil en état de panne et interrompt tous les consommateurs, y compris la pompe.



Pression maximale

La valeur de la pression maximale doit être inférieure à la pression d'éclatement de l'application raccordée.

Si la pression maximale définie est atteinte au cours du fonctionnement, l'appareil de thermorégulation s'éteint et émet l'alarme *Surpression*.

Régler la pression maximale



Fig. 36 : Menu Pompe

1. Appuyer sur la [touche de saisie] sur l'appareil de thermorégulation pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Pompe → Pression max.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'affiche.
3. Modifier la valeur à l'aide des touches fléchées.
4. Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche de saisie [OK].
 - ▶ Si la pression d'admission atteint la pression maximale définie pendant le fonctionnement à cause d'une panne ou de paramètres de réglage non adéquats, l'appareil de thermorégulation s'éteint et émet l'alarme *Surpression*.

Limitation de pression

Si la limitation de pression est activée, l'appareil procède à une régulation automatique et tente d'éviter le dépassement de la valeur réglée. Un dépassement de la limitation de pression n'étant pas complètement exclu pour la plupart des applications, il convient en outre de régler la pression maximale.



Limitation de pression

La valeur de la limitation de pression doit être inférieure à celle de la pression maximale définie.

Vous pouvez désactiver la limitation de pression avec la valeur « 0 bar ».

Régler la limitation de pression



1. Sélectionner l'option → *Pompe* → *Contrôle d'écoulement* → *Limit. de pression* → *Limit. de pression*.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'affiche.
2. À l'aide des touches fléchées, choisir une valeur comprise entre 0 bar et la pression maximale définie.
3. Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche de saisie [OK].
 - ▶ La limitation de pression est activée. L'option → *Pompe* → *Valeurs de pression* → *Pression départ CF* affiche la pression actuellement mesurée à la sortie du régulateur de débit.

Fig. 37 : Menu Limit. de pression

5.8 Remplir l'appareil avec le liquide caloporteur

LAUDA décline toute responsabilité en cas de dommages dus à l'utilisation d'un liquide caloporteur inadéquat.

Ne pas mélanger de liquides caloporteurs différents entre eux !

Pour remplir l'appareil avec le liquide caloporteur, utiliser si nécessaire un entonnoir.



DANGER !

Utilisation d'un liquide caloporteur non approprié

Incendie

- Choisir un liquide caloporteur dont la plage de température correspond à la plage de température de votre application.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe du liquide caloporteur

Incendie

- Régler le liquide caloporteur utilisé dans l'appareil dans le menu de celui-ci.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe du liquide caloporteur due à la saisie incorrecte du point de coupure en cas de surchauffe Tmax

Incendie

- Régler le point de coupure en cas de surchauffe de 5 K supérieur à la limite supérieure du domaine de température de votre application. Le point de coupure en cas de surchauffe doit être inférieur au point éclair du liquide caloporteur employé.



AVERTISSEMENT !

Éclaboussures de liquide caloporteur

Lésion oculaire

- Porter pour tous les travaux sur l'appareil des lunettes de protection adéquates.



AVERTISSEMENT !

Trop-plein de liquide caloporteur

Électrocution

- Ne pas trop remplir l'appareil. Observer à cet effet l'indicateur de niveau et tenir compte de la dilatation thermique du liquide caloporteur.



AVERTISSEMENT !

Projections de liquide caloporteur

Électrocution

- Éviter les projections de liquide caloporteur. Se servir d'un entonnoir pour le remplissage.



AVERTISSEMENT !

Débordement du liquide caloporteur en raison de l'augmentation du volume par échauffement

Brûlure, électrocution

- Observer l'augmentation du volume due à l'échauffement du liquide caloporteur.



ATTENTION !
Échappement de liquide caloporteur

Dérapage

- Le robinet de vidange doit être fermé.



ATTENTION !
Écoulement du liquide caloporteur à travers le tube de trop-plein

Dérapage

- Utiliser un bac collecteur sur le trop-plein.



Les liquides caloporteurs se dilatent en cas de réchauffement (de 10 % env. par 100 °C). En cas de consommateurs externes raccordés, l'expansion totale apparaît dans le réservoir du thermostat.

- Éviter les sources d'inflammation à proximité du couvercle et du flexible de trop-plein.
- Il ne doit pas y avoir de coussin de gaz dans le système du consommateur.

Consignes pour le remplissage appareil

- Il est possible de faire un appoint pendant le fonctionnement.
- Utiliser le thermostat uniquement si un débit est possible dans le système du consommateur. Ouvrir les robinets d'arrêt éventuellement montés dans le consommateur.
- Lors du remplissage, l'appareil peut déborder si le consommateur est posé en surplomb de l'appareil et que le remplissage est interrompu (par exemple en cas de coupure de courant). Une grande quantité d'air peut se trouver encore dans le consommateur permettant ainsi le reflux du liquide rempli. En cas de doute, un robinet d'arrêt devrait être monté sur le raccord du bas de l'application.
- Une vanne de purge Fig. 38 peut simplifier le processus de purge. Pour cela ouvrir régulièrement la vanne avec prudence et laisser s'échapper le gaz/l'air jusqu'à ce que le liquide sorte de la vanne, refermer la vanne de purge. Collecter le liquide dans un récipient adapté. Actionner à nouveau la vanne à intervalles réguliers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.

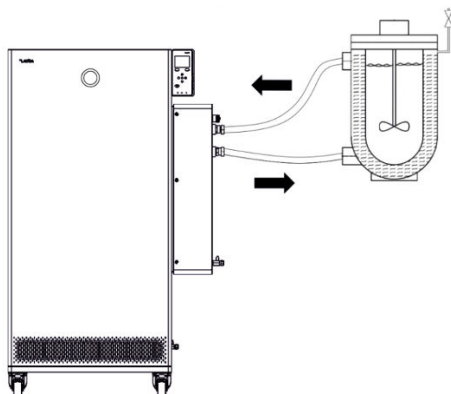


Fig. 38 : Application avec vanne de purge

Consignes pour le mode remplissage sur Integral XT

- Le mode remplissage (uniquement sur Integral XT) est un assistant pour le remplissage de l'appareil. Les messages à l'écran guident la procédure de remplissage. Suivre les instructions et passer à l'écran suivant avec la touche programmable [>>].
- De plus, le mode remplissage élimine les bulles de gaz et d'air dans le circuit de thermostatisation. La pompe démarre automatiquement au niveau 2 et s'arrête brièvement toutes les 45 secondes pour permettre une meilleure purge. Le chauffage et le groupe frigorifique sont arrêtés. Observer l'affichage de la pression et l'indication de niveau jusqu'à ce que le niveau ne baisse plus, que la pression ne monte plus et que le symbole de dégazage ne s'affiche plus pendant au moins deux minutes. La purge dure au moins quelques minutes et peut en cas de conditions défavorables avec des consommateurs à gros volumes et viscosité élevée durer plus d'une heure.

Remplissage d'un appareil vide



Fig. 39 : Menu Pompe sur les appareils Integral XT FC

Équipement de protection : ■ Lunettes de protection
 ■ Gants de protection
 ■ Tenue de protection

1. Fermer les robinets de vidange. Pour cela, les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
 2. Enfoncer un flexible adéquat (liquide caloporteur/température) sur la tubulure de débordement de l'appareil.
 3. Enfoncer ce flexible dans un jerrican approprié pour récupérer le trop-plein de liquide caloporteur.
 4. Allumer l'appareil.
 - ▶ Si le réservoir est vide (niveau 0), l'appareil démarre en *Mode remplissage* immédiatement à la mise en marche.
 5. Enlever le couvercle du réservoir. Si nécessaire, utiliser un entonnoir pour le remplissage.
 6. Verser le liquide caloporteur avec prudence. Observer l'indicateur de niveau et ne pas faire déborder l'appareil !
- Recommandation : Remplir l'appareil jusqu'au niveau 6.**
7. Allumer la pompe et remplir ainsi l'application. Le niveau de l'appareil baisse.
 8. Ajouter prudemment du liquide caloporteur. Observer l'indicateur de niveau et ne pas faire déborder l'appareil !

À partir du niveau 11, l'appareil émet en plus un signal sonore. Le signal sonore est émis au début à intervalles plus grands. À partir du niveau 12, le signal sonore se répète à intervalles plus courts. Quand le **niveau maximum est atteint**, un signal sonore continu est émis.

Rajouter du liquide caloporteur

Le liquide caloporteur doit être pompé dans l'application.

1. Si l'appareil est rempli partiellement, le *Mode remplissage* peut être lancé manuellement. → *Menu principal* → *Pompe* → *Mode remplissage* → *Lancer le remplissage*.
2. Sélectionner les options → *Pompe* → *Mode remplissage* → *Lancer le remplissage* → *Démarrer la pompe*.
Supprimer éventuellement l'alarme dans le menu [*Mode remplissage*] [*Supprimer alarme*].
 - ▶ Le liquide caloporteur est pompé à travers le consommateur externe.
3. Ajouter du liquide caloporteur jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Laisser la pompe tourner pendant ce temps.
Le groupe frigorifique est arrêté. La température de refoulement peut dépasser la température de consigne en raison de l'apport de chaleur de la pompe.
4. Avec [*Terminer le remplissage*], le mode remplissage s'achève et la pompe s'arrête.
Avec [*Arrêter pompe*], la pompe est arrêtée.



En cas de remplissage pendant le fonctionnement, le lancement du mode remplissage n'est pas nécessaire. Commuter l'appareil en mode stand-by si nécessaire. Appuyer pour cela sur la touche programmable [STOP].



Lorsque le [Mode remplissage] est actif, l'appareil ne chauffe ou ne refroidit pas. L'appareil ne peut être mis en service qu'après avoir quitté le [Mode remplissage].

5.9 Dégazage du liquide caloporteur (évacuation des composés organiques à bas point d'ébullition)



Le mode dégazage est spécialement conçu pour les liquides caloporteurs dans la plage de température élevée qui ne doivent pas être utilisés avec l'Integral XT doté de la régulation du débit. Exemples d'applications possibles pour cette fonction :

- *Lors de la première mise en service de l'appareil après le mode remplissage.*
- *Si des substances étrangères ayant un point d'ébullition inférieur à 70 °C ont pénétré dans le circuit de thermorégulation et que l'appareil a subi auparavant un nettoyage intérieur*
↳ « Nettoyage intérieur » à la page 146.

Les remarques suivantes s'appliquent à l'appareil Integral XT à régulateur de débit :

- Régler la régulation du débit sur la position « Arrêt ».
- Activer le mode remplissage pour éliminer toutes les bulles d'air éventuellement présentes dans le circuit de thermorégulation.
- Aérer le lieu d'installation. Des vapeurs toxiques pourraient se former.
- Respecter la plage de température de fonctionnement maximale et la pression maximale admissible du consommateur raccordé.

Mode dégazage

Équipement de protection : ■ Lunettes de protection
 ■ Gants de protection
 ■ Tenue de protection


Principe : pendant le dégazage, les composants à faible point d'ébullition présents dans le liquide caloporteur se trouvent en état d'ébullition. Le gaz peut se former en différents points du circuit. Par exemple, au niveau du chauffage ou d'un point d'étranglement. Sur l'appareil Integral XT, un séparateur par gravitation à travers lequel le gaz est conduit au vase d'expansion est installé avant la pompe.

1. Après le remplissage et la purge, régler la limite de température supérieure T_{ih} sur 75 °C.
2. Saisir une température de consigne T_{cons} de 70 °C.
3. Lancer le mode dégazage.
 Sélectionner dans le menu → *Mode dégazage* → *Démarrer le dégazage*.
 ► Le dégazage démarre.
4. La fin du dégazage est atteinte quand la température de refoulement a dépassé la température de consigne en raison de son propre réchauffement.
5. Terminer le mode dégazage avec → *Mode dégazage* → *Terminer le dégazage*.
 ► L'appareil est en mode stand-by. Tous les paramètres décrits ci-dessus sont conservés avec leurs paramètres actuels.

Dégazage automatique

Si nécessaire, l'appareil exécute le dégazage automatiquement. Si l'appareil détecte du gaz dans le système hydraulique, la puissance de chauffe et la puissance frigorifique sont d'abord réduites ou arrêtées complètement temporairement. Si la pression de la pompe baisse trop (signe clair pour le dégazage), la vitesse de la pompe est limitée, la pompe s'arrête éventuellement pour un court instant. Quand le dégazage automatique est terminé, l'appareil poursuit automatiquement son fonctionnement.

5.10 Réglage du débit du liquide caloporteur

 ATTENTION ! Éclatement de l'application externe suite à une surpression
Brûlure, gelure, choc
<ul style="list-style-type: none"> ● Dans le cas d'applications dont la pression de service maximale admissible est inférieure à la pression maximale de la pompe, utilisez un dispositif de décharge de pression en guise de protection. Ce dispositif doit être mis en place en amont de l'application. ● Réglez la pression maximale de la pompe en fonction de votre application.

Réglage du niveau de fonctionnement de la pompe sur l'Integral XT FC

La pompe de l'appareil peut être réglée à l'aide de plusieurs niveaux. Ceci permet d'optimiser le débit refoulé et la pression de refoulement, le développement de bruits et l'apport mécanique de chaleur.



Si vous avez raccordé une application sensible à la pression et que vous souhaitez travailler sans réguler le débit, vous devez utiliser les paramètres [Pression de consigne] et [Pression max.] du menu de pompe pour réguler la pression d'admission. Lorsque la régulation du débit est activée, utiliser les paramètres [Limitation de pression] et [Pression max.]



Noter que lorsque la régulation de pression ou la régulation du débit est active, il est impossible de sélectionner le niveau de fonctionnement de la pompe.



Fig. 40 : Menu Pompe Integral XT FC

Entrée dans le sous-menu Pompe

- Débit pompe
- Régulation du débit ↗ Chapitre 5.12 « Mettre en marche la régulation du débit » à la page 80
- Pression de consigne de la pompe
 - En alternative aux 8 niveaux de puissance de la pompe, un fonctionnement avec régulation de pression est prévu. L'appareil régule alors à la pression de consigne réglée et permet une alimentation rigoureuse des consommateurs sensibles à la pression.
 - Saisir une valeur dans cette fenêtre de saisie en cas de raccordement d'un consommateur sensible à la pression. Cette valeur en bars s'oriente à la sensibilité du consommateur. En cas de saisie d'une valeur de consigne de 0 bar, la régulation de pression est désactivée.
- Pression d'admission
 - Indique la pression actuelle à la sortie du refoulement. Les réglages ne sont pas possibles ici.
- Pression max.
 - Saisir la pression maximale de l'application raccordée. Elle doit être supérieure à la pression de consigne. Si la pression maximale saisie est dépassée, l'appareil s'arrête. La pompe, le chauffage et le groupe frigorifique s'arrêtent.
- Limitation de pression ↗ Chapitre 5.7 « Pression maximale et limitation de pression » à la page 71



Vous avez également la possibilité de modifier temporairement le niveau de fonctionnement de la pompe dans le mode remplissage ou le mode dégazage. Dès que le mode correspondant est désactivé, le niveau de fonctionnement de la pompe revient à la valeur valide précédente.

Régler le niveau de fonctionnement de la pompe

- Personnel : ■ Personnel de service
- Équipement de protection : ■ Lunettes de protection
 ■ Gants de protection
 ■ Tenue de protection

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Pompe* → *Débit pompe*.
 - ▶ Les niveaux de fonctionnement 1 à 8 de la pompe s'affichent. Le niveau de fonctionnement actif de la pompe est représenté en inversé.
3. Sélectionner un des niveaux de fonctionnement de pompe qui s'affichent.
 - ▶ Le niveau de fonctionnement sélectionné de la pompe est immédiatement activé. Il ne doit pas être actionné séparément.
4. Avec la touche programmable [ESC], revenir à la fenêtre de base ou avec la touche fléchée gauche [←], revenir au menu *Pompe*.

5.11 Régler le by-pass

Pour protéger l'appareil de thermorégulation contre des dommages éventuels, il faut garantir un débit continu de liquide caloporteur. Pour pouvoir le garantir même avec des applications où le débit est très faible ou est interrompu, l'appareil de thermorégulation est équipé d'un by-pass interne. Le by-pass est réglé manuellement à l'aide d'une molette de réglage pour le niveau de puissance respectif de la pompe de l'appareil de thermorégulation.

- Personnel : ■ Personnel de service

1. Ouvrir le menu → *Interfaces* → *Régulation du débit* → *Statut* sur l'appareil de thermorégulation.
2. Sélectionner l'option *désactiver*.
 - ▶ La régulation du débit est désactivée ; le débit vers l'application est le débit volumique maximal possible.
3. Ouvrir complètement le by-pass. Pour ce faire, tourner la molette de réglage jusqu'à la butée.
 - ▶ Le débit volumique est réparti entre le refoulement interne vers la vanne de régulation du régulateur de débit et le retour de l'appareil de thermorégulation.
4. Régler le niveau de puissance requis sur l'appareil de thermorégulation.
5. Dans le menu → *Régulation du débit*, comparer la valeur mesurée sur la vanne de réglage avec la valeur de consigne définie :
 - Débit > valeur de consigne : Sélectionner un niveau de puissance de la pompe plus faible.
 - Débit < valeur de consigne : Fermer lentement le by-pass avec la molette de réglage jusqu'à ce que le débit atteigne la valeur de consigne définie. Si ce n'est pas possible lorsque le by-pass est fermé, sélectionner un niveau de puissance de la pompe plus élevé.
 - ▶ Le by-pass est réglé.



5.12 Mettre en marche la régulation du débit



AVERTISSEMENT !
Éclaboussures de liquide caloporteur

Lésion oculaire

- Porter pour tous les travaux sur l'appareil des lunettes de protection adéquates.



Fig. 41 : Fenêtre de base Integral XT et Integral P avec régulation du débit

La fenêtre de base de l'appareil de thermostatisation indique la pression du liquide caloporteur à la sortie du régulateur de débit dans la direction de l'application. À côté se trouve le débit mesuré correspondant dans la direction de l'application.

Remarques :

- L'installation, constituée d'un appareil de thermostatisation, d'une application et de flexibles de raccordement, doit être remplie, purgée et dégazée correctement
- Si la régulation du débit est activé (*statut : activé*), la puissance de la pompe est automatiquement commandée par le régulateur de débit.
- L'application (par ex. l'appareillage en verre) et tous les flexibles utilisés doivent être adaptés à la pression résultante. En cas de dépassement de la pression maximale définie, l'appareil de thermostatisation s'arrête et émet l'alarme *Surpression*.
- Afin d'éviter les erreurs de commande, installez une soupape de sécurité séparée contre la surpression dans le circuit.

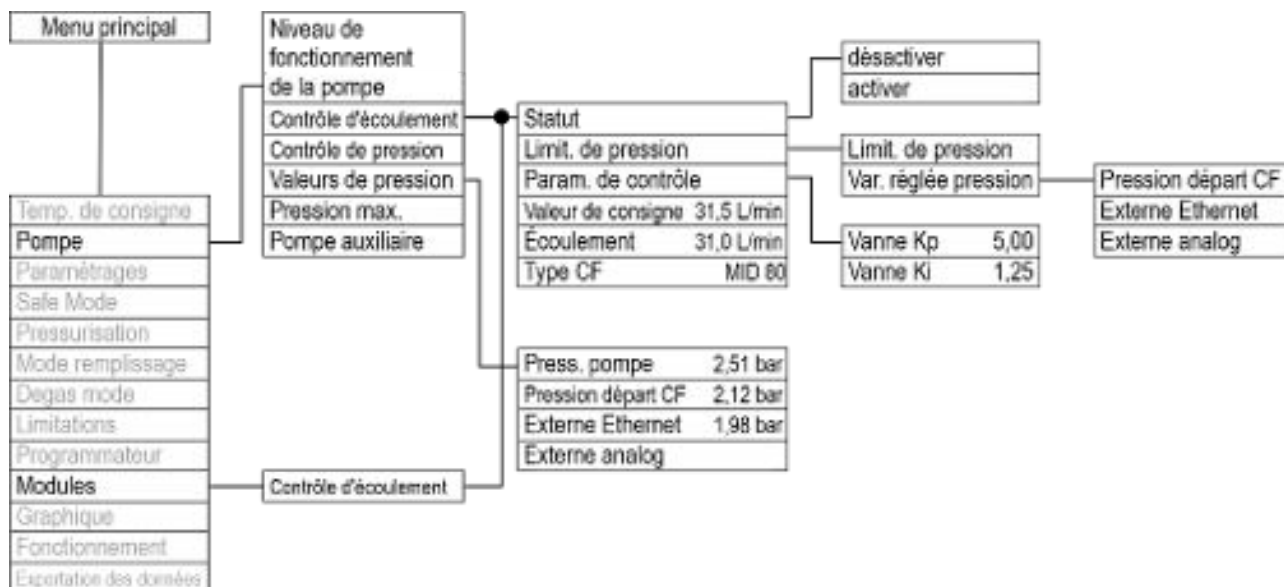


Fig. 42 : Menu de commande du régulateur de débit dans l'appareil Integral XT

Mettre les appareils en marche



Fig. 43 : Sous-menu Interfaces



Fig. 44 : Activer/désactiver le régulateur de débit

- Personnel : ■ Personnel de service
- Équipement de protection : ■ Lunettes de protection
■ Gants de protection

Vérifiez au préalable :

- que le régulateur de débit disposé sur le côté de l'appareil de thermorégulation et l'appareil de thermorégulation sont raccordés avec le câble LiBus ;
- que le régulateur de débit disposé sur le côté de l'appareil de thermorégulation et l'application sont raccordés par des flexibles.

1. Mettez l'appareil de thermorégulation sous tension en actionnant l'interrupteur principal.
2. Appuyez sur la [touche de saisie] pour accéder au menu de commande de l'appareil de thermorégulation.
3. Sélectionnez les options → *Interfaces* → *Régulation du débit* → *Statut*.
 - ▶ Les options [désactiver] et [activer] s'affichent à l'écran.
4. Sélectionner l'option [activer] et confirmer avec la touche de saisie.
 - ▶ Le régulateur de débit est en marche.

Les options du menu → *Statut* déclenchent les réponses suivantes du régulateur de débit :

- désactiver - Le régulateur de débit sert de débitmètre. La vanne du régulateur de débit est ouverte au maximum. La pompe fonctionne au niveau de fonctionnement sélectionné. Le débit actuel mesuré reste affiché dans l'appareil de thermorégulation.

Attention :

- Si la régulation de pression est activée, elle continuera à être réglée sur la valeur définie. Dans ce cas, le niveau de fonctionnement de la pompe est automatiquement défini.
- Si une valeur est définie pour la limitation de pression, celle-ci est toujours active.

- activer - Le régulateur de débit fonctionne au débit réglé dans le menu → *Valeur de consigne*.



Fig. 45 : Menu Régulateur de débit

Mettre les appareils à l'arrêt

Dans le menu → *Interfaces* → *Régulation du débit*, le débit actuel mesuré est affiché en l/min sous l'option *Écoulement*. Pour régler la valeur de consigne, voir ↪ Chapitre 5.13 « Régler le débit » à la page 82.

1. Mettez l'appareil de thermorégulation hors tension en actionnant l'interrupteur principal. Cela permet également de mettre le régulateur de débit hors circuit.
2. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil de thermorégulation (fiche secteur) avant d'exécuter des travaux de montage ou de maintenance complémentaires.

5.13 Régler le débit



Fig. 46 : Menu Régul. débit

Dans le menu → *Interfaces* → *Contrôle d'écoulement*, le débit actuel mesuré est affiché sous l'option *Écoulement*. L'option *Écoulement* ne permet pas d'effectuer des réglages.

1. Appuyez sur la [touche de saisie] sur l'appareil de thermorégulation pour accéder au menu.

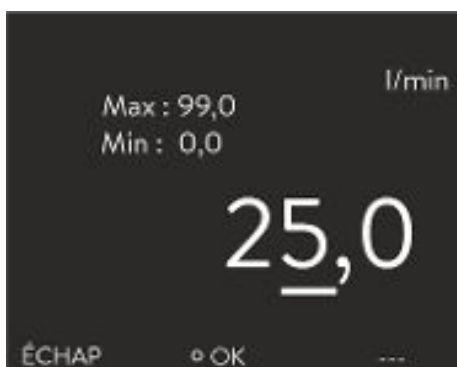


Fig. 47 : Régler la valeur de consigne du débit

2. Sélectionnez les options → *Interfaces* → *Contrôle d'écoulement* → *Valeur de consigne*.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'affiche. Vous pouvez visualiser les valeurs limites admissibles *Max* : et *Min* : ainsi que la valeur de consigne actuelle du débit. La valeur est exprimée en l/min.
3. Introduisez la valeur de consigne souhaitée et confirmez la saisie en appuyant sur [OK].
 - ▶ Le régulateur règle le débit à la nouvelle valeur de consigne. Un laps de temps d'une minute peut s'écouler avant que la valeur de consigne réglée ne soit atteinte.

6 Fonctionnement

6.1 Avertissements généraux



DANGER !
Liquide caloporteur brûlant dans le vase d'expansion

Incendie

- Maintenez le couvercle du vase d'expansion fermé pendant le fonctionnement.



DANGER !
Le liquide caloporteur brûlant déborde

Incendie

- Un flexible de raccordement avec bac de récupération doit être monté sur le débordement.
- Le bac de récupération et le flexible de raccordement doivent être conçus pour la température maximale du liquide caloporteur.
- Éviter les sources d'inflammation au niveau du bac de récupération.



AVERTISSEMENT !
Éclaboussures de liquide caloporteur

Lésion oculaire

- Porter pour tous les travaux sur l'appareil des lunettes de protection adéquates.



AVERTISSEMENT !
Le liquide caloporteur bouillant sort de la tubulure de remplissage

Brûlure par acide, brûlure

- Aucun liquide ne doit être versé dans le liquide caloporteur.



AVERTISSEMENT !
Surchauffe du liquide caloporteur

Incendie

- Régler le liquide caloporteur utilisé dans l'appareil dans le menu de celui-ci.

**AVERTISSEMENT !**

Un dysfonctionnement de la protection contre les surchauffes ou de la protection contre le niveau trop bas n'est pas détecté

Brûlure, échaudure, incendie

- Un contrôle régulier de la fonction Tmax et de la protection contre le niveau trop bas est réalisé.

**AVERTISSEMENT !**

Éclatement du circuit de refroidissement dû à une température ambiante trop élevée à l'arrêt

Choc, coupure, dommage sur l'appareil

- Respecter la température de stockage et la température de service admissibles.

**ATTENTION !**

Contact avec des pièces chaudes/froides de l'appareil et des accessoires

Brûlure, gelure

- Ne pas toucher les pièces signalées par le symbole d'avertissement « brûlant ».

**ATTENTION !**

Démarrage automatique de l'appareil avec le minuteur

Brûlure, congélation, blessure

- Avant d'utiliser le minuteur, vérifier que toutes les mesures ont été prises pour une utilisation conforme à la destination !

**ATTENTION !**

Éclatement du consommateur externe

Brûlure, gelure

- Régler la pression de la pompe à l'aide du by-pass.



REMARQUE ! Sortie de fluide frigorigène dans le circuit d'eau réfrigérante

Dommages de l'appareil

- En cas de nettoyage, de mise hors service ou de risque de gel, vider le circuit d'eau réfrigérante du groupe frigorifique avec de l'air comprimé ou un aspirateur industriel (étanche). Pour éviter d'endommager la membrane de la vanne lors du nettoyage, soufflez de l'air comprimé uniquement dans la tubulure d'alimentation pendant que vous aspirez uniquement dans la connexion de départ à l'aide d'un aspirateur industriel.

Les remarques suivantes s'appliquent à l'appareil Integral XT FC :

- Lorsque la régulation du débit est désactivée, il est possible d'augmenter ou de réduire la pression de la pompe par le biais des niveaux de fonctionnement de la pompe.
- Lorsque la régulation du débit est désactivée, il est possible de limiter la pression de la pompe au moyen de la régulation de pression.
- Sur les consommateurs sensibles à la pression (par exemple appareillage en verre) ayant une pression de service maximale admissible inférieure à la pression maximale de la pompe (sur Integral T pression 3,5 bars, sur Integral XT pression 7,0 bars), les flexibles du consommateur doivent être posés de manière à éviter une pliure ou un écrasement. De plus, à des fins de protection contre une mauvaise commande, une soupape de sûreté séparée doit être installée.
- L'appareil ne doit être déplacé qu'après avoir été vidangé. L'appareil, pour cela, doit être mis hors service.

6.2 Modes de fonctionnement

Les appareils peuvent fonctionner selon deux modes de fonctionnement.

- En mode de service *Exploitation*, les composants de l'appareil sont en marche.
- En mode de service *Standby*, tous les composants de l'appareil sont arrêtés. Seul l'écran de l'appareil est sous tension. Ce mode de service convient par exemple quand il faut procéder à un paramétrage intensif. Un programme éventuellement démarré est mis en pause avec *Standby*. Après l'activation du mode de service *Exploitation*, le programme doit être poursuivi manuellement.

6.3 Paramètre de réglage pour le régulateur de débit

Réglage des paramètres de réglage

La régulation du débit utilise une vanne à variation continue et la puissance de la pompe comme grandeurs réglantes. Ces deux grandeurs peuvent être paramétrées au moyen de régulateurs PI séparés.



Ne modifiez les paramètres de réglage que si vous disposez des connaissances adéquates en matière de technique de régulation.

Personnel : Personnel spécialisé

1. Sélectionner les options de menu *Interfaces* → *Régul. débit* → *Param. de réglage*.
2. Défiler vers un paramètre de réglage et le sélectionner à l'aide de la touche de saisie.
 - ▶ Une fenêtre de saisie s'ouvre. Il est maintenant possible de modifier la valeur numérique à l'aide des touches programmables. Les valeurs affichées pour *Min* : et *Max* : définissent la plage autorisée pour la saisie.
3. Confirmer la nouvelle valeur avec la touche de saisie.

Tab. 29 : Réglages par défaut

Paramètres de réglage	Signification	Réglages par défaut (Default)
Vanne Kp	Partie proportionnelle du régulateur de vanne	5,0
Vanne Ki	Partie intégrale du régulateur de vanne	1,25
Pompe Kp	Partie proportionnelle du régulateur de pompe	0,2
Pompe Ki	Partie intégrale du régulateur de pompe	0,1

6.4 Paramètre de réglage standard

La masse thermique et l'intégration thermique de l'application au thermostat peuvent demander l'ajustement des paramètres de réglage.



Les paramètres de réglage ne peuvent être modifiés par l'opérateur que si celui-ci dispose des connaissances suffisantes sur la technique de réglage.

6.4.1 Bases de la régulation

Explication des termes

Une brève explication des termes

Grandeur réglante	- Valeur initiale du régulateur pour compenser la différence entre la valeur réelle et la valeur de consigne (écart de régulation).
Régulateur PID	- Le régulateur PID travaille vite et de manière très précise et se compose des actions P, I et D.
Plage proportionnelle X_p	- La plage proportionnelle X_p indique la plage de température, dans laquelle la part proportionnelle (part P) du régulateur 0 – 100 % s'élève à la grandeur réglante maximale. Si, par exemple, X_p étant ajustée à 10 K, l'écart de régulation est de 2 K, alors l'action P est de 20 % de la grandeur réglante. Avec un écart de régulation de 10 K et plus, l'action P est de 100 % de la grandeur réglante.
Temps de compensation T_n	- Le temps de compensation est déterminant pour l'action I de la grandeur réglante. Il indique l'intervalle dans lequel un écart de régulation existant est intégré. Plus T_n est grand, plus l'écart de régulation sera intégré lentement. La régulation devient ainsi plus lente. Un T_n petit rend la régulation plus dynamique et finit par provoquer des vibrations.
Temps d'action dérivée T_v	- L'action D de la grandeur réglante est formée à partir de la constante de temps T_v . Elle influe sur la vitesse de rapprochement de la valeur réelle à la valeur de consigne et contrecarre l'action P et l'action I. Plus le temps d'action dérivée T_v est élevé, plus le signal de sortie sera fortement atténué. Règle générale : $T_v = T_n \times 0,75$.
Temps d'amortissement T_d	- Temps d'amortissement de l'action D. Règle générale : $T_d = T_v \times 0,15$.
Limitation de la grandeur de correction	- Elle représente la divergence maximale autorisée entre la température sur le consommateur externe et la température de la marche avant.

Optimiser le système hydraulique

Une condition importante pour une bonne régulation est une bonne connexion entre l'application qui doit être thermorégulée et l'appareil de thermorégulation.

- Utiliser des flexibles courts à large section. Ceci permettra de réduire la résistance hydraulique.
- Choisir un liquide caloporteur si possible fluide (viscosité inférieure à 30 mm²/s) et avec une capacité thermique si possible élevée. Classement : eau, mélange eau/glycols, huiles, Fluorinert®.
- Régler la pompe ou le by-pass de manière à ce que le débit volume du liquide caloporteur soit le plus élevé possible.

Effets de la viscosité du liquide caloporteur

Si la régulation est stable à basse température, elle est aussi généralement stable quand les températures sont élevées. Au contraire, si un système est juste encore stable à haute température, alors il est fort probable qu'il devienne instable quand les températures baissent et se mette à vibrer.

La viscosité du liquide caloporteur varie énormément avec la température. Les fluides deviennent extrêmement visqueux quand les températures sont basses. C'est pourquoi la qualité de régulation est généralement plus mauvaise à basse température. Pour cette raison, il est préférable de régler le régulateur dans la partie inférieure de la plage de température qui doit être couverte.

Si la plage de température d'une application par ex. $-20 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$, le réglage du régulateur devrait être réalisé sur $-10 - 20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Influence des paramètres de réglage sur le comportement de régulation



Fig. 48 : Réglage optimal

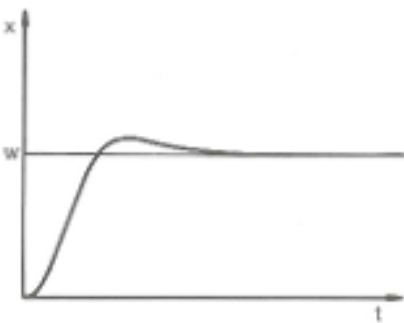


Fig. 49 : Paramètre de réglage X_p trop élevé

Si le paramètre X_p est trop élevé, la valeur réelle arrive tôt dans la partie proportionnelle et l'action P sera inférieure à 100 % de la grandeur réglante. Le rapprochement vers la valeur de consigne ralentit. L'action I doit être intégrée simultanément a alors plus de temps pour établir sa part de grandeur réglante. Si la consigne est atteinte, l'action I ajoutée en trop provoque le dépassement au-delà de la valeur de consigne. Si la plage proportionnelle X_p diminue, l'action P reste plus longtemps à 100 %. C'est pourquoi la valeur réelle se rapproche plus rapidement de la valeur de consigne et l'action I a moins de temps pour intégrer la différence de régulation. Le dépassement diminue.

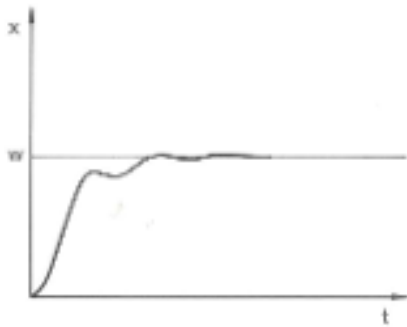


Fig. 50 : Paramètre de réglage X_p trop petit

Si la plage proportionnelle a été choisie trop faible, l'action P sur la grandeur réglante reste très longtemps à 100 %. Cette valeur diminue alors d'autant plus rapidement au sein de la plage proportionnelle, autrement dit, la grandeur réglante diminue rapidement et le rapprochement des valeurs réelle et de consigne s'arrête quasiment. Comme l'action I ne devient effective que maintenant, la valeur réelle se rapproche lentement de la valeur de consigne.

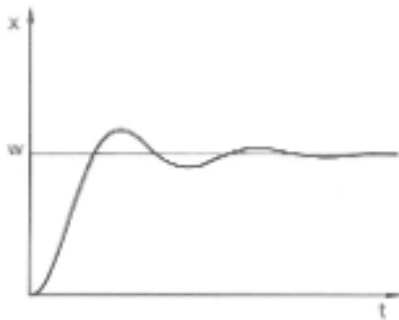


Fig. 51 : Paramètres de réglage T_n et T_v trop petits

Dans le cas illustré ci-contre, l'action I a été réglée trop haut (le paramètre T_n est trop petit, T_n doit être augmenté). L'action I intègre l'écart de régulation jusqu'à ce que celui-ci soit égal à 0. Si cette intégration se déroule trop rapidement, la grandeur réglante, c'est-à-dire le signal de sortie du régulateur est trop élevé. Il en résulte l'oscillation (décroissante) de la valeur réelle autour de la valeur de consigne. Le temps d'action dérivée (paramètre T_v) devrait être rectifié avec la formule : $T_v = T_n \times 0,75$.

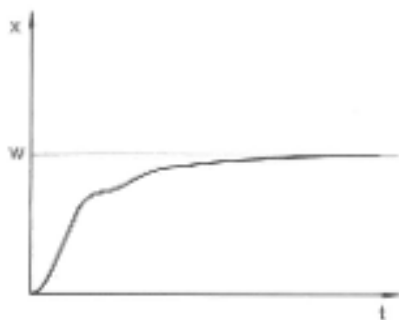


Fig. 52 : Paramètres de réglage T_n et T_v trop grands

La valeur réelle augmente relativement vite après que la consigne ait été donnée. La plage proportionnelle paraît réglée correctement. Quand l'écart de régulation diminue, le rapprochement de la valeur de consigne ralentit nettement. La forte réduction de l'action proportionnelle (P) doit être compensée par l'action d'intégration (I). Dans le cas ci-contre, l'action I est intégrée trop lentement. Le paramètre T_n qui donne l'intervalle d'intégration doit donc être réduit. Le temps d'action dérivée (paramètre T_v) devrait être rectifié avec la formule : $T_v = T_n \times 0,75$.

6.4.2 Récapitulatif des paramètres de régulation internes

La régulation interne compare la température de consigne à celle de la conduite aller et calcule la grandeur réglante, c'est-à-dire dans quelle mesure il faut chauffer ou refroidir.

Tab. 30 : Les paramètres de régulation suivants peuvent être ajustés pour la régulation interne:

Paramètre caractéristique	Désignation	Unité
X_p	Plage proportionnelle	K
T_n	Temps de dosage d'intégration	s
T_v	Temps d'action dérivée	s
T_d	Temps d'amortissement	s



Si T_v manuel/auto est sur auto, T_v et T_d ne peuvent pas être modifiés. Dans ce cas, ils sont déduits de T_n avec des coefficients invariables.



Les seuils de température T_{ih} et T_{il} ont également une influence sur la régulation.

6.4.3 Aperçu des paramètres de réglage externes

- La régulation externe est composée d'un régulateur principal (régulateur externe) et d'un régulateur asservi (régulateur interne). Pour cela la température du consommateur qui doit être régulé est indispensable. Elle est en général captée par une « sonde Pt100 » externe.
- Le régulateur principal compare la température de consigne à la température externe (température du consommateur) et en déduit la température de consigne (consigne_interne) pour le régulateur asservi (régulateur interne).
- Le régulateur asservi compare la température de consigne (consigne_interne) à la température de refoulement et calcule la grandeur réglante, c'est-à-dire dans quelle mesure il faut chauffer ou refroidir.

Tab. 31 : Paramètres de réglage pouvant être ajustés sur le régulateur principal (régulateur externe) :

Paramètre caractéristique	Désignation	Unité
K_{pe}	Coefficient d'amplification	-
T_{ne}	Temps de compensation	s
T_{ve}	Temps d'action dérivée	s
T_{de}	Temps d'amortissement	s
Prop_E	Plage proportionnelle	K

Tab. 32 : Paramètre de réglage pouvant être ajusté sur le régulateur asservi (régulateur interne) :

Paramètre caractéristique	Désignation	Unité
Xpf	Plage proportionnelle	K



Si T_v manuel/auto est sur auto, T_{ve} et T_{de} ne peuvent pas être modifiés. Dans ce cas, ils sont déduits de T_{ne} avec des coefficients invariables.



Les températures limites T_{ih} et T_{il} ont également une influence sur la régulation.

Limitation de la grandeur de correction

Si un saut de température est imposé par la température de consigne T_{set} , il est possible que la régulation règle une température de refoulement nettement supérieure (par exemple 50 K, problème potentiel en cas de réacteur émaillé) à la température T_{ext} souhaitée dans l'application externe. C'est la raison pour laquelle il y a une limitation de la grandeur de correction qui pré-définit la déviation maximale autorisée entre la température du refoulement T_{int} et la température dans le consommateur externe T_{ext} .

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Régulation → Limitation de la grandeur de correction.
 - ▶ La fenêtre de saisie pour la valeur numérique s'ouvre.
3. Saisir la valeur.
4. Valider la nouvelle valeur avec la [touche de saisie].
 - ▶ La nouvelle valeur est appliquée.

6.4.4 Activation de la grandeur de régulation

Si l'appareil doit contrôler la grandeur de régulation interne ou une grandeur externe, il faut le régler. Lors du réglage, l'ancienne grandeur de régulation avec ses valeurs définies est automatiquement désactivée. Il ne peut être sélectionné qu'une seule grandeur de régulation active.

Liste des grandeurs de régulation possibles

- [Interne Pt1000]
- [Pt100 externe]
- [Externe analog]
- [Externe serial]
- [Externe USB]
- [Externe Ethernet]
- [Externe EtherCAT]
- [Pt100-2 externe]

Personnel : Personnel de service

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Régulation → Origine Tempér..
 - ▶ La grandeur de régulation active est cochée.
3. Défiler vers une autre grandeur de régulation et la sélectionner à l'aide de la touche de saisie.
 - ▶ La nouvelle grandeur de régulation est immédiatement activée.

6.4.5 Ajuster les paramètres de réglage

Personnel : Personnel spécialisé



La touche programmable [ESC] permet de revenir à l'écran précédent sans modification.



Fig. 53 : Modification de paramètres de réglage

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Régulation → Paramètres.
 - ▶ Si la grandeur de régulation **externe** est activée, les paramètres de réglage externes s'affichent.
 - ▶ Si la grandeur de régulation **interne** est activée, les paramètres de réglage internes s'affichent.
3. Défiler vers un paramètre de réglage et le sélectionner à l'aide de la touche de saisie.
 - ▶ Une fenêtre de saisie s'ouvre. Il est possible maintenant de modifier la valeur numérique. Les valeurs affichées pour *Max* : et *Min* : indiquent les limites pour la saisie des valeurs.
4. Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche de saisie [OK].
 - ▶ La nouvelle valeur est active.

Paramètre de réglage Tv

- Avec *Tv manuel/auto*, il est possible de définir si les paramètres de réglage *Tv* et *Td* ou *Tve*, *Tde* et *Prop_E* se règlent automatiquement ou manuellement. Si le réglage automatique est activé, ces paramètres de réglage s'affichent avec un cadenas et ne peuvent pas être sélectionnés. Pour pouvoir régler ces paramètres de réglage manuellement, modifier le paramètre de réglage *Tv manuel/auto* sur réglage manuel.

6.5 Auto-adaptation

La fonction d'auto-adaptation permet de trouver automatiquement les paramètres de réglage appropriés à l'application respective. L'auto-adaptation peut uniquement être effectuée sur un appareil à refroidissement actif.

L'auto-adaptation calcule les paramètres grâce à un cycle d'essai de l'appareil de thermorégulation. Pour cela, l'appareil et l'application doivent être opérationnels.

Sur Integral XT, l'auto-adaptation est exécutée avec l'étage de la pompe actuellement réglé. Les meilleurs résultats sont obtenus avec un étage de pompe le plus élevé possible. La régulation de pression de la pompe peut être utilisée mais altère le résultat. Si la consommation de courant de l'appareil est nettement limitée, le résultat est altéré et la durée de l'auto-adaptation est prolongée.

La marche d'essai doit être exécutée sur une application passive. Cela signifie que pendant la marche d'essai, aucune modification ne doit être entreprise sur l'application et qu'aucune réaction exotherme ou endotherme ne doit avoir lieu.

La marche d'essai dure, selon l'application, entre 30 minutes et 3 heures maximum. Ce faisant, la température du liquide caloporteur ne doit s'écarter de la valeur de consigne définie que de ± 15 kelvin au maximum. À la fin de la marche d'essai, les nouvelles valeurs déterminées des paramètres de réglage sont appliquées et enregistrées dans le menu [Paramètres]. Les anciennes valeurs des paramètres de réglage sont écrasées.

Lancement de l'auto-adaptation

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Régulation* → *Auto-adaptation*.
 - ▶ Le sous-menu s'ouvre.
3. Le lancement de l'auto-adaptation se fait ici :
 - [Lancement de l'auto-adaptation]
 - L'auto-adaptation commence.
 - Quand l'auto-adaptation est en cours, il est possible de l'annuler prématurément avec [Annuler auto-adaptation].
 - Valeur de consigne
 - Saisir ici la température de consigne T_{set} .
Ce faisant, tenir compte des variations de températures jusqu'à ± 15 kelvins maximum.
 - Régler [Tih] et [Til] en conséquence.
 - Détermination
 - Avec l'instruction *Seulement interne*, seuls les paramètres de réglage internes sont déterminés.
 - Avec l'instruction *Interne et externe*, les paramètres de réglage internes et externes sont déterminés.
 - Paramètres de contrôle
 - Il est possible de consulter ici les paramètres de réglage.
 - Statut
 - Indique dans quelle phase se trouve actuellement le programme pour la détermination des paramètres.

WAIT - Auto-adaptation en cours
END - Auto-adaptation terminée
SEND - Paramètres sont transmis
STOPPED - Auto-adaptation arrêtée

6.6 Réglage de la compensation du point de consigne

Il est possible d'ajouter à la température mesurée par la sonde externe une valeur de compensation et de traiter ensuite la somme comme valeur de consigne. La valeur de consigne du liquide caloporteur dans l'appareil peut être définie par exemple à 15 K sous la température dans le consommateur que la sonde de température externe mesure.

Naviguer vers les paramètres

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Régulation* → *Comp.point cons.*.
3. Choisir l'une des options suivantes :
 - [Comp. de la source] permet de définir pour quelle source la compensation doit être mesurée.
 - [Diff. valeur réelle/consigne] permet de saisir la valeur de la compensation du point de consigne.

Saisie de la valeur de l'offset

1. Sélectionner dans le menu *Comp.point cons.* le bouton [Diff. valeur réelle/consigne].
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre. La compensation consigne peut être saisie au sein des limites affichées.
2. Saisir la compensation du point de consigne.
3. Confirmer avec la [touche de saisie].
4. Le logiciel revient au menu précédent *Comp.point cons.*

Activation de la compensation de la source

L'option du menu [Comp. de la source] permet d'activer ou de désactiver la valeur saisie de l'offset de température de consigne pour une source correspondante. [Pt100 externe] par exemple permet d'activer la compensation du point de consigne pour la sonde de température externe.

1. Sélectionner dans le menu *Comp.point cons.* le bouton [Comp. de la source].
2. Sélectionner l'une des options suivantes :
 - [désactiver] vous permet de désactiver la compensation de la source.
Activer une compensation de la source à partir des autres options :
 - [Pt100 externe]
 - [Externe analog]
 - [Externe seriel]
 - [Externe USB]
 - [Externe Ethernet]
 - [Externe EtherCAT]
 - [Pt100-2 externe]
3. Confirmer avec la [touche de saisie].
4. Passer avec la touche programmable [ESC] dans la fenêtre de base.

6.7 Limitations du chauffage et du refroidissement

La limitation du contrôleur permet de limiter la puissance de chauffe ou frigorifique maximale. Le réglage est réalisé en pour cent de la valeur maximale.

Une température de surface trop élevée du corps de chauffe peut être évitée grâce à l'activation de la limitation du contrôleur de la puissance de chauffe. Des températures excessives du corps de chauffe peuvent générer des dommages sur le liquide caloporteur et l'appareil.

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Régulation* → *Limit. contrôleur*.
3. Sélectionner [Chauffage max.] et valider avec [OK].
 - ▶ Une fenêtre de saisie s'ouvre. La limitation du contrôleur peut être rectifiée au sein des limites affichées.
4. Ajuster la valeur en conséquence.
5. Le bouton [OK] permet de revenir à l'écran précédent avec le nouveau réglage.
 - ▶ Le nouveau réglage est actif.

Limitation automatique du chauffage en cas de faible puissance de pompe

Sur Integral XT, la puissance de chauffe se réduit de plus en plus quand la puissance de la pompe passe en dessous de 150 W (étage de la pompe < 4). Cette mesure protège le liquide caloporteur contre la surchauffe à la surface du corps de chauffe et prévient ainsi le vieillissement prématuré du liquide caloporteur.

6.8 Correction de temps morts

La correction de temps morts intervient dans la thermorégulation de sorte à pouvoir atteindre une thermorégulation stable, même lorsque les temps morts sont très importants. Utiliser la correction de temps morts si l'application doit fonctionner avec des flexibles longs (> 1 m) et des débits faibles (< 5 L/min).



La correction de temps morts n'est disponible qu'en cas d'utilisation d'un Integral Flow Control ou d'un régulateur de débit (MID) capable de mesurer le débit du liquide caloporteur.

La correction de temps morts n'est disponible que pour la régulation externe et n'a aucun impact sur la régulation interne.

Paramétrages



Fig. 54 : Menu Régulation

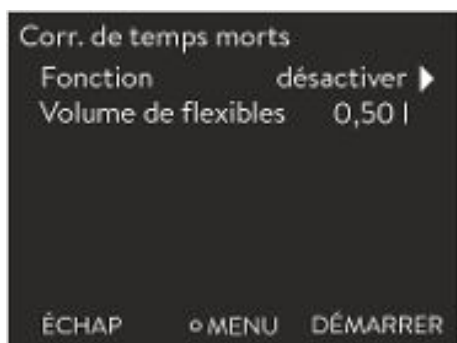


Fig. 55 : Menu Corr. de temps morts

Procéder comme suit pour utiliser la compensation de temps mort :

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Régulation → Corr. de temps morts.
3. Saisir le volume de flexible utilisé.



Ce volume peut tout simplement être calculé à partir de la longueur du flexible (mesurée jusqu'au capteur de température utilisé pour la régulation) et de la surface de section transversale du flexible.

4. Activer la correction de temps morts avec [Fonction activer].



La correction de temps morts assure une réponse de la régulation bien plus rapide et permet en principe de définir d'autres paramètres de réglage que ceux utilisés pour la régulation externe normale. Elle permet notamment de régler des temps de compensation sensiblement plus courts.

En cas d'utilisation de la correction de temps morts, les paramètres de réglage doivent être adaptés à l'application respective. D'une manière générale, elle permet d'obtenir un bien meilleur comportement de régulation dans des applications typiques.

6.9 Limitation dynamique de la puissance de chauffe

Le chapitre qui suit concerne :

■ Appareils Integral XT

La limitation dynamique du chauffage limite la puissance de chauffe de l'appareil. Si la vitesse du flux est faible sur les chauffages, le liquide caloporteur risque de surchauffer localement. Cela peut entraîner un vieillissement prématuré, une dépolymérisation de l'huile en cas d'huiles de silicone ou un rebouillage.

Exemple

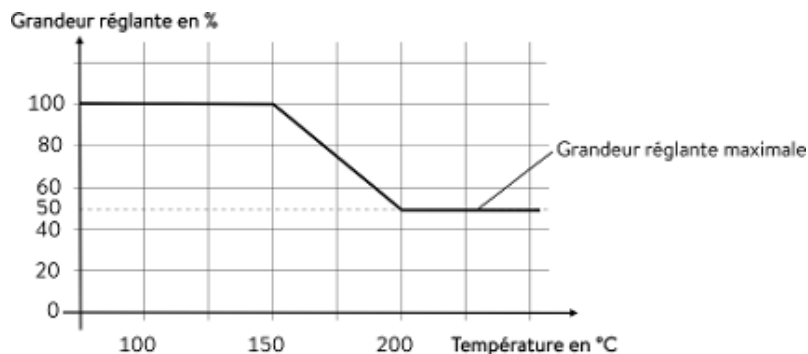


Fig. 56 : Grandeur réglante

Démarrage - 150 °C

Fin - 200 °C

Grandeur réglante - 50 %

Personnel : Personnel de service

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Régulation → Limitation. Limitation du chauffage.
 - ▶ Le sous-menu s'ouvre.
3. Saisir les valeurs et valider avec la touche de saisie.

Options de menu	Description
Démarrer	Les valeurs de démarrage et de fin définissent une plage de température dans laquelle la puissance du chauffage est limitée de manière linéaire à la valeur saisie de la grandeur réglante. Au-dessus de la température finale saisie ([Fin]), le chauffage fonctionne à la puissance réduite. En dessous de la température initiale saisie ([Démarrage]), le chauffage fonctionne à pleine puissance.
Fin	
Grandeur réglante	Saisir ici, en pourcentage, la valeur servant à limiter la puissance de chauffe.

- ▶ La limitation dynamique de la puissance de chauffe est activée.

6.10 Refroidissement

Le groupe frigorifique des appareils est exploité [automatiquement] dans le réglage standard. Selon la température et l'état de marche, le groupe frigorifique est automatiquement enclenché ou arrêté. Vous pouvez également mettre en marche ou arrêter manuellement le groupe frigorifique de façon durable par le biais du menu. En cas de procédures de régulation sensibles, cela permet d'éviter les variations dues à la mise en marche ou à l'arrêt automatique du groupe frigorifique.



Fig. 57 : Configurer le refroidissement

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Refroidiss..
3. Sélectionner l'une des options suivantes :
 - Le réglage [autom.] permet la mise en marche et l'arrêt automatiques du groupe frigorifique. Si une capacité frigorifique est nécessaire, le groupe frigorifique se met en marche.
 - Avec [désactiver] le groupe frigorifique reste à l'arrêt.
 - Avec [activer], le groupe frigorifique refroidit en permanence.
4. Confirmer la sélection avec la touche de saisie [OK].

6.11 Réglage de base

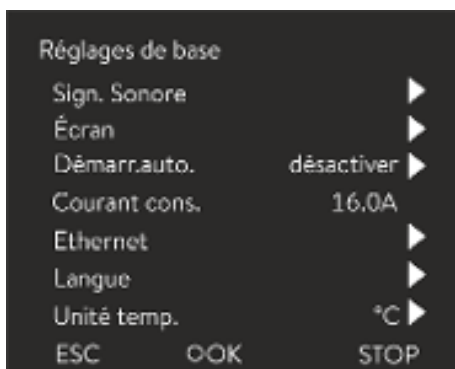


Fig. 58 : Menu Réglages de base

Personnel : Personnel de service

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Réglages de base.

Les réglages de base sont décrits aux pages suivantes.

Régler l'intensité des signaux sonores

L'appareil affiche les erreurs, les alarmes et les avertissements non seulement de façon optique mais aussi acoustique.

Il est possible dans ce menu de régler le volume des signaux sonores pour :

- Alarme
- Avertissement
- Erreur

Les paramètres de l'intensité sont :

- fort
- moyen



Fig. 59 : Régler l'intensité sonore

Régler la luminosité de l'écran



Fig. 60 : Régler la luminosité

Affichage des valeurs de température à l'écran

Démarrage automatique après une coupure de courant

- bas
- désactiver

1. Sélectionner dans le menu Réglages de base l'option de menu → *Sign. Sonore*.
 - ▶ Une liste avec les signaux sonores s'ouvre.
2. Sélectionner avec les touches fléchées le signal sonore à ajuster.
3. Confirmer la sélection avec la touche de saisie.
 - ▶ Une liste avec les paramètres des signaux sonores s'ouvre.
4. Sélectionner un volume avec les touches fléchées.
5. Confirmer la sélection avec la touche de saisie.
 - ▶ Le nouveau réglage est actif.


La luminosité de l'écran peut se régler manuellement.

1. Sélectionner dans le menu Réglages de base l'option de menu *Écran* → *Luminosité*.
 - ▶ Une liste avec les paramètres s'ouvre.
2. La fenêtre de saisie propose les options suivantes :
 - Les options [Étage 1 - 6] permettent d'ajuster manuellement la luminosité. La luminosité augmente à partir de l'[Étage 1].
 - ▶ Le nouveau réglage est immédiatement activé.

Il est possible de sélectionner dans le menu [Affichage T-ext2] l'interface sur laquelle une **deuxième** valeur externe est relevée dans l'appareil. La nouvelle valeur de température sélectionnée s'affiche dans la fenêtre de base et dans la fenêtre graphique.

1. Sélectionner dans le menu Réglages de base, l'option de menu → *Écran* → *T-ext2 affiché*.
 - ▶ Une liste avec les paramètres s'ouvre.
2. Sélectionner à l'aide des touches fléchées, la valeur de la température externe qui doit s'afficher en plus.
 - ▶ Les canaux de mesure installés dans l'appareil s'affichent.
3. Confirmer la sélection avec la touche de saisie.
 - ▶ Le nouveau réglage est actif.

Après une coupure de courant et la remise en circuit de l'alimentation électrique, l'appareil ne reprend **pas** son fonctionnement (réglage par défaut). Il est toutefois possible de régler l'appareil de manière à ce qu'il reprenne automatiquement son fonctionnement après la remise en circuit de l'alimentation électrique.

1. Sélectionner dans le menu [Réglages de base] l'option de menu → *Démarr.auto..*
 - ▶ Une liste avec les paramétrages s'ouvre.
 2. Choisir l'une des options suivantes :
 - [Désactiver] permet de mettre l'appareil en mode stand-by après une coupure du courant et une remise en circuit de l'alimentation électrique.
 - Avec [Activer], l'appareil fonctionne directement en mode de service après une coupure du courant et une remise en circuit de l'alimentation électrique.
- 


La remise en marche automatique de l'appareil peut éventuellement conduire à un fonctionnement sans surveillance.
3. Confirmer la sélection avec la touche de saisie.
 - ▶ Le nouveau réglage est actif.

Limiter la consommation de courant

La protection côté installation doit correspondre au moins à la consommation maximale de courant de l'appareil (voir plaque signalétique). En cas de protection basse du réseau, réduire la consommation maximale de courant de l'appareil. La puissance de chauffe est alors réduite. Tenir compte lors du réglage de la consommation de courant que d'autres appareils sont éventuellement raccordés sur un fusible avec l'appareil.


Personnel : ■ Personnel spécialisé

1. Dans le menu [Réglages de base], sélectionner l'option de menu → *Consommation max. de courant.*
 - ▶ La fenêtre de saisie pour une valeur numérique s'ouvre. Le curseur sous la valeur numérique clignote. Les plages de saisie supérieure et inférieure s'affichent.
2. Modifier la valeur à l'aide des touches fléchées.



En appuyant sur la touche [ESC], retour au menu [Réglages de base] sans modification.

3. Confirmer la nouvelle valeur avec la touche de saisie [OK].
 - ▶ La nouvelle valeur est active.



La réduction de la consommation maximale de courant de l'appareil réduit la puissance de chauffe et influence également de ce fait les caractéristiques de régulation.

Sélectionner la langue du menu

L'appareil dispose d'un menu en anglais, allemand, français, espagnol et italien et russe.



Fig. 61 : Sélection de la langue

Sélection de l'unité de la température

1. Dans le menu [Réglages de base], sélectionner l'option → *Langue*.
 - ▶ Une liste avec les langues s'ouvre.
2. Sélectionner la langue avec les touches fléchées.
3. Confirmer la sélection avec la touche de saisie.
 - ▶ Le nouveau réglage est immédiatement activé.

Dans le menu [Unité Température], il est possible de sélectionner dans quelle unité les valeurs de température s'affichent à l'écran. Ce réglage est valable pour toutes les fenêtres de l'écran.

1. Dans le menu [Réglages de base], sélectionner l'option → *Unité température*.
 - ▶ Une liste avec les options s'ouvre.
2. Choisir l'une des options suivantes :
 - Avec [°C], toutes les températures s'affichent à l'écran en unité *°Celsius*.
 - Avec [°F], toutes les températures s'affichent à l'écran en unité *°Fahrenheit*.
3. Confirmer la sélection avec la touche de saisie.
 - ▶ Le nouveau réglage est immédiatement activé.

6.12 Calibration de la sonde de température



Un thermomètre de référence calibré conforme au niveau de précision souhaité est nécessaire. Dans le cas contraire, il est préférable de ne pas modifier la calibration de l'appareil de thermorégulation.

Pour le contrôle de la température en état stabilisé, définir un écart de température constant de T_{int} ou T_{ext} par rapport au thermomètre de référence. L'écart peut être égalisé avec l'option de menu *Calibration*.

Avec l'option de menu *Compensation* (ajustage en 1 point), la caractéristique du capteur de température est décalée de la valeur spécifiée de façon parallèle.

Avec l'option de menu *Calibration en 2 points* (ajustage en 2 points), la caractéristique du capteur de température est décalée et la pente de la caractéristique est modifiée.



Il est possible de modifier les valeurs de température T_{int} et T_{ext} au sein d'une plage de ± 3 K.

Compensation

- Pour la calibration, le thermomètre de référence doit être monté dans la conduite aller de l'appareil conformément aux indications figurant sur le certificat de calibration.
- Pour la mesure de température, attendre que le système soit stabilisé.
- 1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
- 2. Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Calibration* → *Interne Pt1000* ou → *Externe Pt100* → *Compensation*.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre.
- 3. Saisir la température relevée sur le thermomètre de référence dans la fenêtre de saisie.
- 4. Confirmer la nouvelle valeur avec la touche de saisie [OK].
 - ▶ La nouvelle valeur est appliquée.

Calibration en 2 points

- Pour la calibration, le thermomètre de référence doit être monté dans la conduite aller de l'appareil conformément aux indications figurant sur le certificat de calibration.
- Le point de mesure inférieur doit différer d'au moins 40 K de la température supérieure.
- Pour la mesure de température, attendre que le système soit stabilisé.
- 1. Régler sur l'appareil une valeur de consigne basse T_{set} .
- 2. Attendre que la température du liquide caloporteur se rapproche de la valeur de consigne.
- 3. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
- 4. Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Calibration* → *Interne Pt1000* ou → *Pt100 externe* → *Calib. Basse*.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre.
- 5. Saisir la température relevée sur le thermomètre de référence dans la fenêtre de saisie.
- 6. Confirmer la nouvelle valeur avec la touche de saisie [OK].
 - ▶ La valeur inférieure est appliquée.
- 7. Régler sur l'appareil une valeur de consigne élevée T_{set} .
- 8. Attendre que la température du liquide caloporteur se rapproche de la valeur de consigne.
- 9. Sélectionner dans le menu [Calibration] l'option de menu *Calib. Haute*.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre.
- 10. Saisir la température relevée sur le thermomètre de référence dans la fenêtre de saisie.
- 11. Confirmer la nouvelle valeur avec la touche de saisie [OK].
 - ▶ La valeur supérieure est appliquée. La calibration en 2 points est terminée.

Restauration de la calibration usine

Utiliser cette option de menu pour restaurer la calibration réglée en usine.

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Calibration* → *Interne Pt1000* ou → *Pt100 externe* → *Calibration usine*.
3. Sélectionner l'option [oui].
4. Confirmer la sélection avec la touche de saisie [OK].
 - ▶ La calibration réalisée par le client est alors supprimée et la calibration réglée en usine est réactivée.

6.13 Rétablir les paramètres usine

Naviguer vers les paramètres usine

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Paramètres usine*.

Réinitialisation de toutes les interfaces

Avec le menu [Toutes les interfaces], la configuration logicielle de tous les modules de l'appareil est réinitialisée aux paramètres usine.

Plus bas dans le menu Paramètres usine, il est possible de sélectionner les interfaces séparément et de les réinitialiser.

Réinitialisation du système de régulation

Dans le menu [Régulat.] il est possible de réinitialiser les paramètres spécifiques aux paramètres usine.

- Annuler complètem.
- Seulement les paramètres de réglage
- Autres paramètres

Dans le menu [Annuler complètem.] sont réinitialisés :

- Régulation
 - Grandeur de régulation
 - Paramètre de réglage
- Températures limites
- Réglages de base
 - Signal sonore
 - Écran
 - Démarrage automatique : activer
 - Consommation de courant
 - Langue
- Calibration
- Affichage graphique
- Fenêtre de base
- Mode de fonctionnement (fonctionnement)



Fig. 62 : Menu Paramètres usine

Personnel : ■ Personnel de service

1. Sélectionner l'option de menu [Annuler complètem.].
 2. Choisir l'une des options suivantes :
 - Avec [non], retour au menu supérieur sans modification.
 - Avec [oui], les paramètres usine sont réinitialisés après confirmation avec la touche de saisie.
- ▶ L'ensemble de l'appareil est réinitialisé aux paramètres usine.

Sélectionner et réinitialiser certains paramètres usine

Avec le menu [Uniquement paramètres de réglage] ou [Autres paramètres], seuls les paramètres usine sélectionnés sont réinitialisés.

Personnel : ■ Personnel de service

1. Sélectionner l'option de menu [Autres paramètres].
 2. Choisir l'une des options suivantes :
 - Avec [non], retour au menu supérieur sans modification.
 - Avec [oui], les paramètres usine sont réinitialisés après confirmation avec la touche de saisie.
- ▶ Les paramètres usine sont réinitialisés.

6.14 Afficher l'état de l'appareil

Dans le menu Fonctionnement et son sous-menu, il est possible d'afficher de nombreuses informations et données sur l'appareil. Les paramètres ne sont pas possibles dans l'ensemble du menu Fonctionnement.

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Fonctionnement.
 - ▶ Le sous-menu s'ouvre.
3. Les options suivantes sont disponibles :
 - mémoire défauts,
 - données techniques,
 - informations de fonctionnement,
 - Limitation de chaleur
 - version du logiciel,
 - version du matériel,
 - type d'appareil et
 - afficher le numéro de série,

Afficher la mémoire des défauts

Pour analyser les erreurs, l'appareil dispose d'une mémoire défauts dans laquelle jusqu'à 140 avertissements, messages d'erreur et d'alarme sont enregistrés.

1. Sélectionner dans le menu Fonctionnement l'option → *Mémoire défauts*.
2. Naviguer dans la liste à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas. Le message le plus récent se trouve à la première ligne du haut.

Informations affichées pour chaque message :

- Sous *N°* se trouve la numérotation en continu, avec une liste par ordre chronologique en fonction du moment de survenue des erreurs.
- Sous *Source* se trouve le module concerné qui a généré le message.
- *Code* est une description codée de l'alarme, l'avertissement ou le défaut.
- *Type* spécifie s'il s'agit d'une alarme, d'un avertissement ou d'une erreur.
- Sous *Date* et *heure* se trouve le moment précis où le message a été généré.

Sur le bord inférieur de l'écran, le message sélectionné plus haut est expliqué plus précisément.

Affichage des données techniques

Cette liste sert de diagnostic au S.A.V. LAUDA.

Pour des cas de service sur place ou lors de l'assistance téléphonique, les données techniques sont requises.

1. Sélectionner dans le menu Fonctionnement l'option → *Données techniques*.
 - ▶ Les différentes valeurs actuelles de l'appareil s'affichent (par exemple les températures).

Affichage des informations de fonctionnement

Dans l'option des informations de fonctionnement s'affichent la durée et la fréquence d'utilisation des composants de l'appareil.

La durée d'utilisation des composants mentionnés ci-dessus s'affiche en heures s'il n'y a pas d'autres indications.

- Liquide caloporteur (fluide)
- Chauffage
- Pompe (apparaît seulement sur Integral XT)
- Pompe 2 (s'affiche uniquement sur les thermostats Integral IN 1850 XTW, IN 2050 PW, IN 2560 XTW/PW)
- Compresseur
- Compresseur 2 (apparaît seulement sur les appareils avec cascade frigorifique)
- Durée de mise en marche du compresseur
 - Le nombre de cycles est indiqué (MARCHE - ARRÊT)
- Durée de mise en marche du compresseur 2 (apparaît seulement sur les appareils avec cascade frigorifique)
 - Le nombre de cycles est indiqué (MARCHE - ARRÊT)
- EEV 0 steps
 - EEV sont les vannes d'injection électroniques portant les numéros 0 à 6, l'ouverture de la vanne est indiquée en nombre de steps

Limitation de chaleur

Les limitations actuelles de l'appareil s'affichent dans le sous-menu. Ces limitations ont été paramétrées par l'utilisateur dans les autres menus ou ont été activées par le logiciel de l'appareil en raison de sa configuration.

- Pompe
- Consommation de courant
- Limitation dynamique de la puissance de chauffe
- Limite supérieure (Tih)
- Mode dégazage
- Mode remplissage
- Limit.contrôleur
- T_triac

Affichage de la version du logiciel et des versions des matériels

Pour des cas de service sur place ou lors de l'assistance téléphonique, les versions correspondantes du logiciel installé et du matériel sont requises.

1. Sélectionner dans le menu Fonctionnement, l'option → *Version du logiciel* ou → *Version du matériel*.
 - ▶ Les versions de logiciel de l'appareil installées affichent. Les versions de logiciel des modules d'interface raccordés s'affichent également le cas échéant. La version matérielle ne s'affiche pas pour tous les modules. Sur les anciens modules, la version du matériel ne peut pas être saisie et affichée à l'écran pour des raisons de technique logicielle. Dans de tels cas « --- » s'affiche.

Afficher type d'appareil

Dans l'option de menu type d'appareil, le type de l'appareil s'affiche.

Affichage des numéros de série

Pour des cas de service sur place ou lors de l'assistance téléphonique, les numéros de série sont requis.

1. Sélectionner dans le menu Fonctionnement l'option → *Numéro série*.
 - ▶ Les numéros de série des composants de l'appareil s'affichent.

6.15 Surveillance du débit du chauffage interne

Le chapitre qui suit concerne :

- Appareils Integral XT



Le by-pass permet d'assurer un flux suffisant à travers le chauffage de l'appareil pour éviter d'altérer le liquide caloporteur.

1. Si le débit refoulé est trop faible dans l'appareil, un signal sonore retentit pendant trois secondes.
 - ▶ Tous les pôles du chauffage sont coupés, la pompe et le groupe frigorifique s'arrêtent.
2. Le message indiquant que le débit est insuffisant s'affiche à l'écran.

3. Remédier à la cause.

Si la cause du débit insuffisant vient de la résistance hydraulique élevée à travers l'application, tourner la molette du by-pass dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tourner la molette jusqu'à ce que le débit requis soit atteint.

4. Appuyer sur la touche de saisie.

Si l'appareil a été éteint en état de panne, appuyer également sur la touche de saisie. Les avertissements disparaissent d'eux-mêmes une fois la cause éliminée.

6.16 Programmeur

6.16.1 Principes de base



Fig. 63 : Programmeur

Le programmeur permet d'exécuter et d'enregistrer un programme température-temps. Un programme est constitué de plusieurs segments température-temps. Dans un segment sont définies les indications pour la température finale du segment, pour la durée, pour la tolérance de température, pour le niveau de fonctionnement de la pompe et pour la position de l'interrupteur (activé/désactivé) du module de contact. Des rampes, des sauts de température ou des phases de maintien de la température sont possibles.

- **Rampe**
Une rampe est décrite par la durée de temps prédéfinie, du début jusqu'à la fin du segment et par la température cible, c'est-à-dire la température à la fin du segment.
- **Saut de température**
Sans une indication de temps (temps est égal à 0), la température finale est approchée le plus rapidement possible.
- **Phase de maintien de la température**
Aucune modification de la température (la température au début et à la fin d'un segment est la même).
- **Niveau de fonctionnement de la pompe : désactivé ou sur 0**
 - Il est possible de sélectionner le niveau de fonctionnement de la pompe [---] (signifie que la pompe est arrêtée) à l'intérieur d'un segment. Ainsi, le programme se termine en atteignant ce segment, bien que d'autres segments suivent dans ce programme. Le thermostat est réglé sur le statut « stand-by ». Au démarrage du programme, une information indique que le programme se termine sur ce segment avec le niveau de fonctionnement de la pompe sur 0.
- **Optimisation du programme**
L'activation de l'optimisation du programme entraîne en pratique un très bon comportement de régulation. Dans le cas des programmes qui contiennent aussi bien des rampes que d'autres types de segments, le profil de température réelle correspond plus précisément au profil de température de consigne que dans le cas des programmes sans optimisation. On minimise ainsi les dépassements. En présence de paramètres de réglage très défavorables, il est possible qu'un dépassement de forte intensité survienne en fin de rampe. Dans ce cas, il faut désactiver l'optimisation.
Une plage de tolérance trop réduite dégrade le résultat de la régulation. Travailler si possible sans plage de tolérance.
- **Stand-by**
Si l'appareil est réglé en mode stand-by en cours de programme, celui-ci est automatiquement mis en pause.



Fig. 64 : Programme 1

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option du menu → *Programmeur* → *Programme X*.
 - ▶ Le sous-menu dans le programme sélectionné s'ouvre.
3. Il existe plusieurs possibilités :
 - [Statut]
 - Pour lancer le programme, sélectionner l'option [Démarrer].
 - Si le programme a été lancé, il peut être arrêté avec [Pause].
 - Un programme arrêté peut être repris avec [Continuer].
 - Pour quitter le programme, sélectionner l'option [Stop].
 - [Éditer]
 - [Cycle]
 - Saisir ici le nombre de répétitions du programme sélectionné.
4. Sélectionner l'option de menu → *Editer*.
 - ▶ Le programme s'affiche à l'écran. Vous pouvez l'éditer à présent.

La touche programmable [STOP] permet d'arrêter le programmeur. Après avoir appuyé sur la touche programmable [DÉMARRER], le programmeur poursuit dans le mode sélectionné précédemment (pause au fonctionnement actif).

i 100 programmes température-temps peuvent être enregistrés. Il est possible d'utiliser 250 segments librement programmables au maximum pour chaque programme.

i Le programmeur peut être commandé et modifié grâce au minuteur.

Paramétrages possibles

N°	Tend	hh	:mm	Tolérance
Démarrer	30,00	---	---	0,1
1	50,00	0	20	0,0
2	50,00	0	20	0,0
3	70,00	0	20	0,1
4	60,00	0	30	0,0
5	30,00	0	0	0,0

Fig. 65 : Dans l'éditeur de programmes

Réglage	Description
N°	Numéro de segment du programme
Tend	Température finale qui doit être atteinte
hh	Durée en heures (hh) au cours de laquelle la température indiquée doit être atteinte
:mm	Durée en minutes (mm) au bout de laquelle la température indiquée doit être atteinte
Tolérance	La tolérance définit avec quelle précision la température doit être atteinte avant que le segment suivant puisse être exécuté. 0,0 signifie qu'aucune tolérance n'est respectée. Cela signifie que le programme démarre après la durée prescrite à la prochaine température même si la température initiale n'est pas encore atteinte.

Réglage	Description
Pompe	<p>Sur Integral T, la pompe est activée ou désactivée. Il n'est pas possible de régler les niveaux de fonctionnement de la pompe.</p> <p>Sur Integral XT, le niveau de fonctionnement de la pompe avec lequel le segment doit travailler peut être saisi.</p>
S1, S2, S3	L'état de commutation (désactivé ou activé) d'un module de contact (si installé) peut être saisi ici. Les modules de contacts sont proposés comme accessoires.

Exemples de fonctions d'un module de contact

- Fonctions des entrées
 - Mettre sur panne
 - Régler le mode stand-by
 - Piloter le programmeur
 - Piloter le mode en alternance (2 températures de consigne différentes)
 - Piloter la régulation interne ou externe
- Fonctions des sorties
 - Signaler différents états de défaut
 - Signaler le mode stand-by
 - Indiquer la position en rapport à un créneau de température (à l'intérieur ou à l'extérieur)
 - Indiquer l'état du programmeur
 - Signaler le remplissage d'appoint

Édition d'un exemple de programme

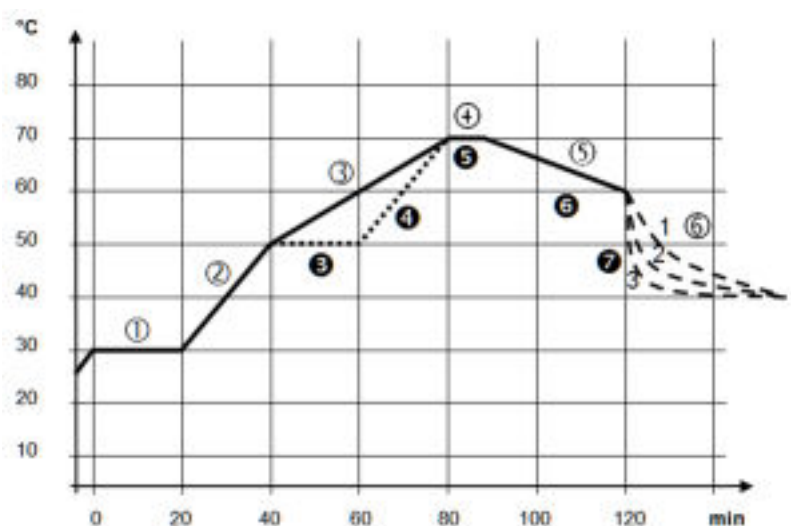


Fig. 66 : Exemple de programme

Le graphique représente un exemple de reprogrammation d'un cycle de température de consigne.

Le temps de refroidissement sur le graphique varie selon le type d'appareil, le consommateur, etc. Sur le segment exemple n° 2, 50 °C doivent être atteints en 20 minutes.

Les valeurs initiales du tableau ci-après « avant » sont représentées par une ligne continue, leur évolution dans le tableau ci-après « après » par une ligne discontinue.

Segment Démarrer

Chaque programme commence avec le segment *Démarrer*. Il définit à quelle température le segment 1 doit poursuivre le programme. La température du segment *Démarrer* est approchée le plus rapidement possible. Il n'est pas possible de spécifier un temps dans le segment *Démarrer*. Sans le segment *Démarrer*, le segment 1 différerait selon la température du liquide caloporteur lors du démarrage du programme.

Tab. 33 : Exemple de programme avant (—)

N°	Tend	hh	:mm	Tolérance	Pompe	S1	S2	S3
Démarrage	30,00	---	---	0,0	---	désactiver	désactiver	désactiver
1	30,00	0	20	0,1	2	désactiver	désactiver	désactiver
2	50,00	0	20	0,0	3	désactiver	désactiver	désactiver
3	70,00	0	40	0,0	4	désactiver	désactiver	désactiver
4	70,00	0	10	0,1	2	désactiver	désactiver	désactiver
5	60,00	0	30	0,0	2	désactiver	désactiver	désactiver
6	40,00	0	0	0,0	2	désactiver	désactiver	désactiver

Un nouveau segment portant le numéro 3 est inscrit dans le tableau modifié. En outre, la durée et le niveau de fonctionnement de la pompe ont été modifiés pour le segment portant le numéro 4. Pour le segment portant le numéro 5, la tolérance et le niveau de fonctionnement de la pompe ont été ajustés.

Tab. 34 : Exemple de programme après (- - - ligne en pointillé, édité)

N°	Tend	hh	:mm	Tolérance	Pompe	S1	S2	S3
Démarrage	30,00	---	---	0,0	---	désactiver	désactiver	désactiver
1	30,00	0	20	0,1	2	désactiver	désactiver	désactiver
2	50,00	0	20	0,0	2	désactiver	désactiver	désactiver
3	50,00	0	20	0,1	3	désactiver	désactiver	désactiver
4	70,00	0	20	0,0	4	désactiver	désactiver	désactiver
5	70,00	0	10	0,8	2	désactiver	désactiver	désactiver
6	60,00	0	30	0,0	2	désactiver	désactiver	désactiver
7	30,00	0	0	0,0	2	désactiver	désactiver	désactiver



Sur Integral T, il est possible d'entrer dans la colonne **Pompe** [activer] ou [désactiver].

Tolérance

Tenir compte des consignes suivantes et comparer avec la Fig. 67 :

- Le champ Tolérance permet notamment le respect exact du temps de demeure à une certaine température.
- Ce n'est que lorsque la température de refoulement atteint la bande de tolérance (1) que le segment suivant sera exécuté de sorte que, par exemple, la rampe du deuxième segment ne commencera en différé qu'à 2.
- Une bande de tolérance trop étroite peut cependant aussi causer des retards indésirables. Il se peut, dans un cas extrême, que le programme ne puisse pas être poursuivi. **Pour la régulation externe notamment**, il est préférable de ne pas choisir une bande de tolérance trop étroite. Une tolérance plus grande a été donnée dans le segment 5 de sorte que le temps voulu de 10 minutes sera aussi respecté avec les procédures d'oscillations (3).
- Seules les rampes à faible pente seront de préférence programmées avec une bande de tolérance. Si la bande de tolérance est trop étroite (comme ici dans le segment 2), les rampes raides, proches des possibilités maximales de chauffage et de refroidissement de l'appareil, seront éventuellement très différées (4).

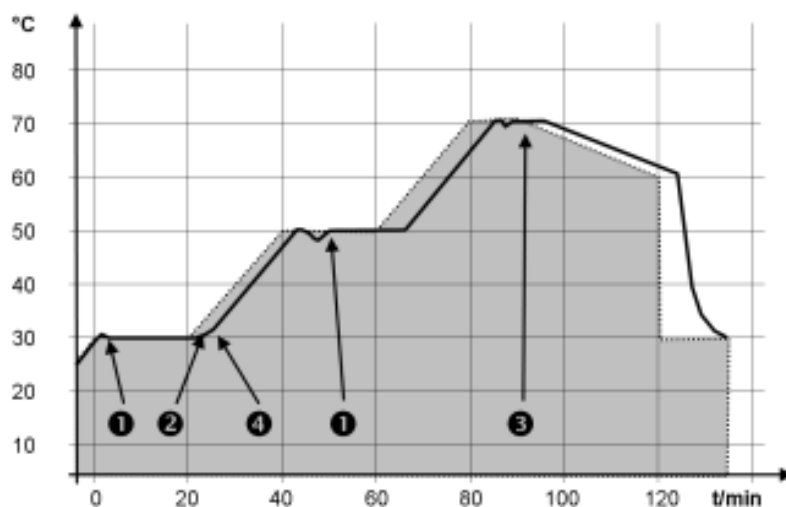


Fig. 67 : Déroulement de programme consigne-réel

Le graphique ci-dessus du cycle modifié démontre l'asservissement possible de la température réelle (ligne continue) à la température de consigne du programmeur (sur fond gris).

6.16.2 Créer et modifier des programmes

Remarques :

- Si un temps > 999:59 h est prévu dans le segment, ce temps doit être réparti sur plusieurs segments consécutifs.

Commencer le traitement

N°	Tend	hh	:mm	Tolérance
Démarrer	30,00	---	---	0,1
1	50,00	0	20	0,0
2	50,00	0	20	0,0
3	70,00	0	20	0,1
4	60,00	0	30	0,0
5	30,00	0	0	0,0

ESC OK +/-

Fig. 68 : Modifier le programme

Modifier le programme

1. Pour le programme sélectionné, opter pour *Editer*.
 - Il est possible de modifier le programme.

Remarques :

- Si la valeur « 0 » est saisie dans le champ *hh* et *mm*, la température T_{end} est atteinte aussi rapidement que possible.
- Les modifications de l'étage de la pompe sont saisies dans chaque segment (= lignes de programme).
- La valeur par défaut des modules de contact est *désactivée*.

Le programme sélectionné propose les options suivantes :

- En appuyant 5 fois sur la touche fléchée droite il est possible d'afficher les colonnes pompe, S1, S2 et S3 du programme.
- Avec la touche fléchée gauche, les colonnes Tend, hh, :mm et tolérance s'affichent à nouveau.
- Naviguer dans les segments (lignes) d'un programme à l'aide des touches fléchées [vers le haut] et [vers le bas.]
- Sélectionner une valeur à modifier à l'aide de la touche [OK].
- Sélectionner les différents chiffres de la valeur à l'aide des touches [droite] et [gauche].
- Il est possible d'augmenter ou de diminuer les chiffres sélectionnés à l'aide des touches [haut] et [bas].
- Il est possible de désélectionner la valeur à l'aide de la touche programmable [ESC].
- La touche de saisie [OK] permet de valider la modification.
- La touche programmable [ESC] permet de sortir du programme. Les valeurs saisies sont enregistrées.

Ajouter un nouveau segment

N°	Tend	hh	mm	Tolérance
Démarre	30,00	---	---	0,1
1	50,00	0	20	0,0
2	50,00	0	20	0,0
3	70,00	0	20	0,1
4	60,00	0	30	0,0
5	30,00	0	0	0,0

ESC NOUVEAU SUPPRIMER

Fig. 69 : Sélectionner un segment de programme

1. Naviguer vers le segment sous lequel le nouveau segment doit être ajouté.
2. Naviguer dans ce segment vers la colonne portant le N°
3. Appuyer sur la touche de saisie [NOUVEAU].
 - ▶ Un nouveau segment est créé.

Supprimer un segment

1. Naviguer vers le segment qui doit être supprimé.
2. Naviguer dans ce segment vers la colonne portant le N°
3. Appuyer sur la touche programmable *SUPPRIMER*.
 - ▶ Le segment est supprimé.

Modifier un programme en cours d'exécution

Remarques :

- Aucun segment ne peut être ajouté ni supprimé dans un programme s'il est en cours.
 - Mais il est possible de modifier les valeurs de température et de durée de segment dans un programme en cours. Le segment se poursuit comme si la modification était en vigueur dès le début du segment.
 - Si la durée du nouveau segment est plus courte que la durée déjà écoulée, le programme saute dans le segment suivant.
1. Pour le programme en cours, opter pour *Editer*.
 - ▶ Les segments peuvent être modifiés.

6.17 Régler heures, date, format et fuseaux horaires

Régler le format de l'heure

Le fuseau horaire réglé est utilisé pour convertir entre l'UTC (Universal Time Coordinated) et l'heure locale. L'horloge interne en temps réel fonctionne d'après l'UTC dans l'appareil Integral. La conversion entraîne un passage automatique de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement car cela dépend du pays. Les années bissextiles ne dépendent pas de ce réglage car elles sont déjà comprises dans l'UTC. De même, pour les pays qui alignent leur décalage horaire selon des prescriptions religieuses, ces entrées sont comprises avec les dates fixes pour les prochaines décennies.

L'UTC est également nécessaire pour acquérir le temps à partir du réseau car l'heure et la date des serveurs de temps NTP sont toujours livrées en UTC. Mais pour que cela fonctionne, un serveur de temps NTP doit être attribué à l'appareil LAUDA par DHCP.

Si le DHCP est désactivé et si la configuration de l'adresse IP est fixe, une diffusion automatique du temps n'est pas possible. (→ Réglages de base → Ethernet → Paramétrages LAN → Client DHCP)

Régler le format de l'heure



Fig. 70 : Sélection d'une option

Modifier l'heure/la date seulement si le fuseau horaire a été réglé auparavant. Sinon l'heure locale change également en raison du décalage lors du changement de fuseau horaire.

Personnel : Personnel de service

Il est possible d'afficher la date en deux formats.

- Réglage [JJ.MM.AAA] signifie jour, mois et années affichés dans cet ordre (européen).
- Réglage [MM - JJ - AAA] signifie mois, jour et année affichés dans cet ordre (anglais US).

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Horloge* → *Configurer date*.
 - ▶ Une liste avec les paramètres s'ouvre.
3. La fenêtre de saisie propose les options suivantes :
 - Format [JJ.MM.AAA]
 - Format [MM - JJ - AAAA]
 - ▶ Le nouveau réglage est immédiatement activé.

Régler l'heure et la date

Personnel : Personnel de service

Il est possible de régler l'heure et la date.

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Horloge* → *Réglage heure/date*.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre.
3. Régler l'heure et la date correctes.

Navigation avec les quatre touches fléchées.

 - Défiler à la position correspondante à l'aide des touches fléchées droite et gauche.
 - Les touches fléchées haut et bas permettent de modifier la valeur numérique.
4. Valider la saisie avec la touche de saisie.
 - ▶ Le nouveau réglage est immédiatement activé.

Réglage du fuseau horaire

Personnel : Personnel de service

La conversion automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver, la correction de la date dans une année bissextile, etc. se font grâce au réglage du fuseau horaire.

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → *Horloge* → *Fuseau horaire*.
 - ▶ La fenêtre de saisie s'ouvre.
3. Sélectionner le fuseau horaire correspondant.

4. Valider la saisie avec la touche de saisie.
 - ▶ Le nouveau réglage est immédiatement activé.



L'appareil reçoit l'heure et la date du réseau s'il fonctionne en réseau (Ethernet) avec un serveur de temps. L'utilisateur n'a donc besoin que de régler le fuseau horaire.

6.18 Opérateur et observateur

Explication des termes

- Maître - Unité de commande de l'appareil LAUDA
- Command - Unité de télécommande Command Touch (accessoire en option avec notice d'instructions spécifique)
- Opérateur - Il détient des droits en lecture et en écriture
- Observateur - Il détient uniquement des droits en lecture

Les unités de commande et interfaces suivantes sont considérées :

- Maître
- Command (accessoire en option)
- Serveur Web
- Pupitre de commande / PC
 - Il est relié à l'appareil de thermorégulation via une interface Ethernet, une interface RS 232/485 (accessoire en option), une interface Profibus (accessoire en option) ou une interface EtherCAT (accessoire en option)
- Interface analogique (accessoire en option)
- Interface de contact (accessoire en option)



Autorisation d'accès à l'appareil via le réseau

Afin d'avoir un accès numérique à l'appareil de l'extérieur, cette fonction doit avoir été paramétrée au préalable dans le logiciel de l'appareil.

Autorisation d'accès à l'appareil

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Paramètres usine → Ethernet → Contrôle PC ou → Serveur Web.
 - ▶ Les options [désactiver] et [activer] s'affichent à l'écran.
3. Sélectionner l'option [activer] et confirmer avec la touche de saisie.
 - ▶ La case est cochée. La saisie a été appliquée.

Fonctionnalités des unités de commande

- Avec le maître, toutes les fonctionnalités sont disponibles sans restriction.
- Sur l'unité Command, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - Saisie de Tmax
 - Sélection du liquide caloporteur

- Via le serveur Web, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - Saisie de Tmax
 - Sélection du liquide caloporteur
 - Fonctions de sécurité qui doivent être présentes sur l'appareil (par exemple menus de remplissage et de vidange)
- Le pupitre de commande est limité par la fonctionnalité de l'interface et de son protocole (jeu d'instructions).
- L'interface analogique et l'interface de contact sont limitées par leur fonctionnalité et leur protocole.

Opérateur et observateur

S'applique de la même manière aux unités Master, Command, au serveur Web et au pupitre de commande

- Opérateur, un au maximal
 - L'opérateur a accès à toutes les options de paramétrage, avec droits en lecture et en écriture, à condition qu'elles fassent partie des fonctionnalités de l'unité de commande.
- Observateur, plusieurs possibles, droits en lecture uniquement
 - L'observateur a accès à tous les menus, mais il ne peut pas effectuer des paramétrages qui entraîneraient une modification du fonctionnement de l'appareil. Cela ne s'applique pas aux saisies nécessaires pour se connecter en tant qu'opérateur.

À l'état de livraison, le maître dispose des droits d'opérateur.

Si un utilisateur se connecte via le serveur Web ou s'il raccorde l'unité de commande Command, le serveur Web ou l'unité Command dispose des droits d'observateur.

Un opérateur est connecté et une autre unité de commande sollicite les droits d'opérateur (☞ « Sollicitation de droits d'opérateur » à la page 118). Dès que le second utilisateur a sollicité les droits d'opérateur, le premier opérateur devient observateur.

Si un opérateur revient au niveau observateur, une fenêtre pop-up s'affiche avec un message correspondant.

Lorsqu'une unité de commande amovible disposant des droits d'opérateur est débranchée, le maître devient automatiquement l'opérateur.

Exception : unité Command Touch disposant de droits d'utilisateur restreints. Dans ce cas, l'appareil de thermorégulation génère d'abord une erreur. Une fois l'appareil remis en marche (sans unité Command), le maître devient l'opérateur.

Pupitre de commande

À l'état de livraison, la connexion avec le pupitre de commande est activement surveillée. Si après 15 secondes, aucune instruction n'est reçue par l'appareil via Ethernet, une interruption de la communication est détectée. Si la liaison avec le pupitre de commande est coupée, l'appareil de thermorégulation réagit conformément à la configuration ☞ Chapitre 6.22 « Dispositif de sécurité Safe Mode » à la page 124.

Le délai d'expiration peut être réglé de 1 à 600 secondes. Pour ce faire, utiliser la commande [OUT_SP_08_XX] au moyen de l'interface.

La fonction de l'interface Ethernet peut également être activée via le menu → Paramétrages → Réglages de base → Ethernet → Services → Contrôle PC → PC Timeout. Cela doit être réglé avant le début de la communication.

Si la surveillance du pupitre de commande est activée, celui-ci dispose exclusivement des droits d'opérateur.

Ni l'unité Master ni l'unité Command ni le serveur Web ne peuvent récupérer les droits d'utilisation. La commande sur l'appareil de thermorégulation est ainsi bloquée. En cas d'apparition d'un délai d'expiration lors de la surveillance, les droits d'opérateur sont automatiquement transmis à l'appareil de thermorégulation.

Afin de désactiver la surveillance de la connexion, la valeur du délai d'expiration doit être réglée sur 0. L'appareil de thermorégulation peut être contrôlé depuis le pupitre de commande/PC ou sur lui-même. Les droits d'opérateur peuvent être récupérés à tour de rôle. Dans ce cas, aucune surveillance de la communication n'a lieu et une interruption de la connexion ne sera pas détectée.



À chaque commande d'écriture, le pupitre de commande récupère le droit d'opérateur dès lors qu'il n'a pas été verrouillé par une autre unité de commande. Un envoi très fréquent de commandes d'écriture par le pupitre de commande peut entraver l'utilisation d'une autre unité de commande.

Démarrage à froid

Après avoir arrêté et remis en marche l'appareil, le maître se trouve au même niveau que lors de la connexion précédente. Cela s'applique également à l'unité de commande Command et au serveur Web.

Exception : si la dernière unité de commande qui a sollicité le niveau opérateur n'est pas raccordée. Dans ce cas, les droits d'opérateur reviennent automatiquement au maître lorsque l'appareil est mis en marche.

Barre d'état



Si une unité de commande dispose des droits d'observateur, un symbole de cadenas s'affiche à la place de la touche programmable de droite ou du bouton Marche/Arrêt :

- Sur le maître, la touche programmable de droite Marche/Arrêt est remplacée par le symbole de cadenas.
- Sur l'unité Command, le bouton Marche/Arrêt est remplacé par le symbole de cadenas.
- Sur le serveur Web, le bouton Marche/Arrêt est remplacé par le symbole de cadenas.
- En cas de fonctionnement avec un pupitre de commande, il relève de la responsabilité de l'utilisateur (client) de faire afficher l'état.

Sollicitation de droits d'opérateur



Fig. 71 : Commande bloquée sur l'appareil

Droits d'opérateur verrouillés

La sélection du symbole de cadenas permet de solliciter les droits d'opérateur :

- Appuyer sur la touche programmable droite sur l'unité de commande Master. Une fenêtre pop-up s'ouvre et demande confirmation (Oui/Non).
- Maintenir le bouton du cadenas de l'unité de télécommande Command enfoncé pendant une durée prolongée (> 0,5 s). Une fenêtre pop-up s'ouvre et demande confirmation (Oui/Non).
- Cliquer sur le bouton du cadenas dans le serveur Web. Une fenêtre pop-up s'ouvre et demande confirmation (Oui/Non).

Description :

Chaque unité de commande disposant des droits d'opérateur peut verrouiller les droits d'opérateur d'autres unités/pupitres de commande (**lock**). Dans ce cas, les autres unités/pupitres de commande ne peuvent pas récupérer les droits d'opérateur et restent ainsi observateurs.

Verrouillage du droit d'opérateur avec l'unité Command Touch :

- Outre les droits d'opérateur et d'observateur, l'unité Command Touch est la seule à fournir des **droits d'utilisateur** spécifiques (voir notice d'instructions Command Touch).
Si des droits d'utilisateur ont été attribués/restreints par l'unité de commande Command (dans le menu de configuration utilisateur), toutes les autres unités de commande ou le pupitre de commande/PC deviennent des observateurs. Ni les autres unités de commande ni le pupitre de commande ne peuvent récupérer activement les droits d'opérateur. Un message de notification apparaît en cas de tentative de récupération des droits d'opérateur.
Si une unité Command disposant de droits d'utilisateur restreints est déconnectée de l'appareil de thermorégulation, un message d'erreur est généré et l'appareil de thermorégulation s'arrête. L'utilisateur doit arrêter l'appareil et le remettre en marche. L'unité de commande Master devient automatiquement l'opérateur.

Verrouillage du droit d'opérateur avec le pupitre de commande

- Si la surveillance du pupitre de commande est activée, le droit d'opérateur sur celui-ci est verrouillé/exclusif.
Aucune unité de commande ne peut récupérer les droits d'opérateur. Un message de notification apparaît en cas de tentative de récupération des droits d'opérateur.
En cas d'interruption au niveau du pupitre de commande, l'appareil de thermorégulation est désactivé et réactivé, une alarme se déclenche ou bien la surveillance du pupitre de commande est désactivée. Le droit exclusif est retiré du pupitre de commande.

Verrouillage du droit d'opérateur avec l'unité Master

- En cas de déclenchement d'un Safe Mode, le droit d'opérateur est cédé à l'unité Master et est alors verrouillé/exclusif. Si le Safe Mode est désactivé, le droit exclusif est retiré de l'unité Master.

6.19 Verrouillage et activation des touches de commande

Si l'appareil doit être protégé pendant l'utilisation d'un système de contrôle du processus ou contre un accès non autorisé, les touches de commande peuvent être verrouillées.

Verrouillage des touches de commande

Personnel : Personnel de service

1. Appeler le menu principal.
2. Appuyer sur la [touche de saisie] et la maintenir enfoncée.
3. Appuyer pendant 4 secondes sur la touche fléchée [en bas] et la maintenir enfoncée.
4. Maintenir les deux touches enfoncées pendant 4 secondes.
 - ▶ Sur l'affichage, les descriptions des touches sont remplacées par [---].
 - La fonction d'entrée est alors verrouillée.

Activation des touches de commande

Personnel : Personnel de service

1. Appuyer sur la touche de saisie et la maintenir enfoncée.
2. Appuyer pendant 4 secondes sur la touche fléchée [en haut] et la maintenir enfoncée.
3. Maintenir les deux touches enfoncées pendant 4 secondes.
 - ▶ Sur l'affichage, les descriptions des touches sont affichées à nouveau.
 - L'appareil peut être réutilisé.

6.20 Serveur Web LAUDA Command

Serveur Web intégré

L'appareil LAUDA est équipé d'un serveur Web intégré. Ce serveur Web sert à visionner des données internes à l'appareil et relatives au processus, telles que la température, la pression ou le débit. L'étendue des informations affichées dépend de l'appareil, du type d'appareil et des accessoires installés.

Les logiciels suivants permettent d'accéder au serveur Web :

- Appli LAUDA Command :
Cette appli est disponible dans les App Stores pour les appareils mobiles iOS et Android ainsi que dans le Windows Store pour les ordinateurs dotés d'un système d'exploitation de Windows.
Sur les systèmes informatiques sous Windows, l'appli LAUDA Command est également téléchargeable depuis le site Web de LAUDA. Ouvrir le LAUDA site web et cliquer sur → Services → Download-Center. Dans le menu déroulant [Type de document] du centre de téléchargement, sélectionner l'entrée [Logiciels].
- Navigateur Web :
Connexion à l'appareil LAUDA à l'aide d'un navigateur.

Condition préalable

- L'appareil LAUDA et l'ordinateur / le pupitre de commande doivent être connectés au même réseau. Sur l'appareil, les paramètres réseau peuvent être réglés automatiquement (*DHCP activé*) ou manuellement (*DHCP désactivé*) → Chapitre 4.7.3 « Configurer l'interface Ethernet » à la page 41.



Connexion à l'appareil via l'appli LAUDA Command

LAUDA recommande d'utiliser l'appli LAUDA Command. Cette appli utilise des mécanismes de sécurité qui sont automatiquement activés et qui assurent un niveau de sécurité informatique très élevé conformément à l'état actuel de la technique. Par ailleurs, l'appli intègre un service permettant de rechercher les appareils LAUDA dans le réseau local, ce qui rend superflue la saisie manuelle du nom d'hôte ou de l'adresse IP.

Commande de l'appareil avec l'appli

Si l'appli LAUDA Command est utilisée, elle recherchera automatiquement les appareils présents dans le réseau. Les appareils trouvés sont ensuite affichés dans une liste. Sélectionner l'appareil requis. La connexion avec l'appareil s'établit. Si une connexion a été établie avec un appareil avant de quitter l'appli, le système se connectera à cet appareil au redémarrage de l'appli.

Sécurité offerte par le navigateur Web

Si l'utilisateur ne peut pas utiliser l'appli LAUDA Command pour des raisons techniques ou parce que les directives informatiques l'interdisent, il peut accéder à l'appareil LAUDA par l'intermédiaire d'un navigateur Web. Pour obtenir un niveau élevé de sécurité en cas d'utilisation d'un navigateur Web, il est nécessaire d'installer les certificats CA LAUDA (Root CA, Device CA).

Avant d'utiliser un navigateur Web, il est impératif d'effectuer les tâches suivantes :

1. Avant de se connecter pour la première fois, télécharger les certificats CA LAUDA depuis le site Web.
Ouvrir le LAUDA site web et cliquer sur → Services → Download-Center.
2. Dans le menu déroulant [Type de document] du centre de téléchargement, sélectionner l'entrée [Certificat].
 - ▶ Une liste des certificats s'affiche.
3. Cliquer sur le certificat correspondant.
 - ▶ Le téléchargement commence et le fichier zip est téléchargé.



Fig. 72 : ID du contrôleur

4. Installer les certificats sur tous les appareils terminaux qui seront utilisés pour accéder à l'appareil LAUDA.
5. Répondre par [Oui] lorsque le système demande s'il peut faire confiance aux certificats LAUDA.
6. À la première connexion, vérifier si le nom commun figurant dans le certificat de l'appareil correspond à l'ID du contrôleur de l'appareil LAUDA.

Vous pouvez consulter le numéro dans le menu de l'appareil → *État de l'appareil* → *ID du contrôleur*.

- ▶ Le numéro d'identification à 24 caractères s'affiche. Ce numéro peut se composer des chiffres 0 à 9 et des lettres A à F. Celui-ci s'affiche à l'écran sous la forme de trois blocs numériques (positions 1-8, 9-16 et 17-24).

7. Valider la connexion.

Commande de l'appareil via le serveur Web



Fig. 73 : Serveur Web dans la fenêtre du navigateur

La commande des appareils LAUDA via le serveur Web est tout à fait semblable à celle via l'unité de commande sur l'appareil. Au besoin, consulter les descriptions correspondantes sur la commande dans la présente notice d'instructions.

La commande de l'appareil via l'appli LAUDA Command est très semblable à celle de l'unité de télécommande Command Touch dont la notice d'utilisation est disponible au téléchargement sur notre site web. Ouvrir le LAUDA site web et cliquer sur → *Services* → *Download-Center*. Dans le menu déroulant [Ligne de produits] du centre de téléchargement, sélectionner l'entrée [PRO].

Si le navigateur Web est utilisé, il est nécessaire de disposer de l'adresse IP ou du numéro de série de l'appareil de thermostat. Saisir l'adresse IP ou le numéro de série dans la ligne d'adresse du navigateur. La connexion avec l'appareil s'établit.

Affichage de l'adresse IP

Sélectionner les options de menu → *Paramétrages* → *Réglages de base* → *Ethernet* → *Configuration LAN* → *Adresse IP locale*.

Affichage du numéro de série

Sélectionner les options de menu → *État de l'appareil* → *Numéros de série*.

Cookies

L'utilisation d'un navigateur Web requiert que les cookies soient activés. L'appareil enregistre un cookie avec un jeton spécifique à la connexion, qui est généré dans le cadre de la première authentification réciproque. Si le cookie est refusé ou supprimé, cette information sera perdue. L'authentification devra être exécutée à nouveau lors du prochain établissement de la connexion.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire concernant l'implémentation des accès sûrs, s'adresser à l'administrateur réseau compétent de l'entreprise.

Sécurité élevée grâce à l'authentification à deux facteurs (2FA)

L'authentification à deux facteurs est une méthode d'authentification qui utilise une combinaison de deux informations différentes et indépendantes. L'utilisateur est vérifié par l'appareil distant et ce dernier est vérifié par l'utilisateur.

Chez LAUDA, un utilisateur est créé dans l'appareil de thermorégulation lors de l'authentification 2FA, avec des données d'accès générées automatiquement. Ces données d'accès sont enregistrées sous forme de jeton dans l'appli et de cookie dans le navigateur Web. Ce jeton est valable pendant 6 mois. Par ailleurs, tous les utilisateurs enregistrés (jetons) peuvent être supprimés de l'appareil de thermorégulation au moyen du maître. Dans ce cas, l'utilisateur doit recommencer la procédure d'authentification 2FA.

L'authentification 2FA est requise dans les cas suivants :

- Lors de la première connexion.
- Lorsque le jeton n'est plus valable.
- Lorsque le cookie n'est plus valable.
- Lorsque le cookie a été supprimé dans le navigateur ou qu'il n'a pas été enregistré.

Si une authentification 2FA est nécessaire, l'utilisateur y sera automatiquement invité par l'appli ou le navigateur Web. Pendant l'exécution de l'authentification 2FA, un code à 6 caractères à usage unique s'affiche à l'écran de l'appareil de thermorégulation. Ce code est valable pendant 5 minutes. Saisir le code affiché dans le client Web et valider la saisie. Lorsque l'authentification a réussi, la connexion se poursuit. En cas d'échec, vérifier si le code a été correctement saisi.

6.21 Service cloud LAUDA.LIVE



Fig. 74 : Fenêtre de base avec un nuage dans la barre d'état

Le LAUDA Integral Flow Control assure la communication de données techniques dans le service basé sur le cloud LAUDA.LIVE. Le service propose différentes fonctions et offres optionnelles, telles que la télémaintenance.

Pour en savoir plus sur le LAUDA.LIVE et ses services, veuillez contacter LAUDA ou consulter notre site web.

Afin de mettre en œuvre le service LAUDA.LIVE, des données techniques sont échangées avec le cloud LAUDA.LIVE par une connexion cryptée et permettent ainsi au service LAUDA d'effectuer la télémaintenance des appareils de thermorégulation.

Condition préalable

- Le LAUDA Integral Flow Control possède un accès Internet direct au LAUDA.LIVE par le biais de l'interface Ethernet. Le cas échéant, il est nécessaire d'adapter les paramètres du réseau et les conditions réseau locales ➔ Chapitre 4.7.3 « Configurer l'interface Ethernet » à la page 41. **Remarque :** L'appareil de thermorégulation utilise par défaut une adresse IP dynamique par DHCP. Dès lors que celui-ci est pris en charge dans le réseau local et qu'un accès à Internet est possible, tout autre paramètre du réseau est superflu.
- Les utilisateurs qui ne peuvent pas fournir un accès internet/LAUDA.LIVE à l'appareil de thermorégulation pour des raisons techniques ou dont les directives informatiques l'interdisent, peuvent aussi utiliser une passerelle de téléphonie mobile LAUDA (veuillez contacter LAUDA pour en savoir plus).



L'accès LAUDA.LIVE et la transmission de données sont désactivés par défaut.

Autoriser l'accès au cloud LAUDA.LIVE



Fig. 75 : Services

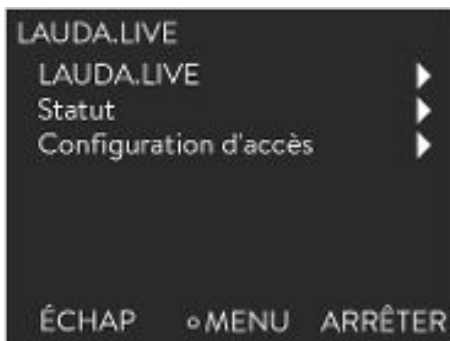


Fig. 76 : Menu LAUDA.LIVE

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options de menu → Paramétrages → Réglages de base → Ethernet → Services → LAUDA live → LAUDA live [désact./activer].
 - ▶ Les options [désact.] et [activer] s'affichent à l'écran.
3. Sélectionner l'option [activer] et confirmer avec la touche de saisie.
 - ▶ La saisie a été appliquée.

Une fois activé, l'appareil de thermorégulation s'enregistre et s'authentifie au moyen d'une connexion TLS cryptée dans le LAUDA.LIVE en utilisant un certificat X.509 propre à l'appareil. Pour des raisons de sécurité, la connexion ne peut être initialisée que par l'appareil. Une connexion établie avec le LAUDA.LIVE est indiquée dans la même option de menu sous [Statut] :

connecté - Connexion existante au LAUDA.LIVE

connecter - La connexion au LAUDA.LIVE est en cours d'établissement

désactiver - Désactiver le LAUDA.LIVE

Un nuage est également affiché dans la barre d'état de la fenêtre de base en cas de connexion existante au LAUDA.LIVE.

Étant donné que LAUDA offre à l'utilisateur le contrôle complet sur les données à transmettre, les données de l'appareil ne sont transmises que si l'accès LAUDA.LIVE a été configuré.

Configurer l'accès LAUDA.LIVE



Fig. 77 : Configuration d'accès

1. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
2. Sélectionner les options *Paramétrages* → *Réglages de base* → *Ethernet* → *Services* → *LAUDA live* → *Configuration d'accès*.
 - ▶ Les options suivantes s'affichent à l'écran :
3. Sélectionner l'option souhaitée et confirmer avec la touche de saisie.
 - ▶ La case est cochée. La saisie a été appliquée et l'option respective est activée.



Le menu de configuration d'accès permet à l'utilisateur de définir par lui-même les données qui doivent être transmises : [Lire les paramètres de fonctionnement] et [Lire les paramètres de service].

Les paramètres de fonctionnement (tels que la température nominale/mesurée configurée (Tset/Tint/Text)) et les paramètres de service (paramètres internes de l'appareil) sont différenciés. Les paramètres de fonctionnement sont, d'une façon générale, les paramètres qui peuvent être affichés à l'écran de l'appareil et modifiés par l'utilisateur. En revanche, les paramètres de service sont exclusivement à la disposition du service après-vente LAUDA.

La modification des données de l'appareil de thermostatisation depuis le cloud, par exemple dans le cadre de la télémaintenance effectuée par le service après-vente LAUDA, est activée par les fonctions [Écrire les paramètres de fonctionnement] et [Écrire les paramètres de service].

Outre les mesures telles qu'une authentification à 2 facteurs dans le LAUDA.LIVE pour autoriser l'accès et la modification des données de l'appareil, la configuration d'accès de l'appareil permet à l'utilisateur de restreindre/contrôler les services LAUDA.LIVE.

6.22 Dispositif de sécurité Safe Mode

Objectifs du Safe Mode

Le Safe Mode donne la possibilité à l'utilisateur de déterminer lui-même au préalable un mode de fonctionnement d'urgence sécurisé de l'appareil et de l'appli. En cas de pannes dans le processus (par exemple, une défaillance de la communication avec le pupitre de commande), il est possible de sélectionner facilement et rapidement ce mode de fonctionnement sécurisé. L'appareil reste dans ce mode de fonctionnement sécurisé tant que le Safe Mode n'a pas été désactivé manuellement.

Que se passe-t-il quand le Safe Mode est **activé** ?

- Les paramètres configurés dans le Safe Mode sont réglés.
- L'avertissement *103 Safe Mode* s'affiche à l'écran (fenêtre principale).
- Il est impossible de modifier les paramètres affectés par le Safe Mode.
- Les programmeurs actifs sont arrêtés.
- La fonction « Comp. point cons. » est désactivée.
- L'unité de commande Master obtient les droits d'opérateur de l'appareil de thermostatisation ➔ « Verrouillage du droit d'opérateur avec l'unité Master » à la page 118. Les droits d'opérateur ne peuvent pas être cédés tant que le Safe Mode est activé.

Quels sont les évènements qui permettent d'**activer** le Safe Mode ?

- En cas d'interruption de la connexion avec le pupitre de commande
- Manuellement par l'utilisateur
- Par une instruction via le module d'interface ↗ Tab. 37 « Modules interface et instructions d'interface » à la page 128
- Par des alarmes ↗ Tab. 38 « Alarmes qui permettent d'activer la fonction Safe Mode » à la page 128

Comment une alarme peut-elle interagir sur le Safe Mode ?

- Toutes les alarmes ne déclenchent pas le Safe Mode.
- Certaines alarmes ignorent le réglage de la grandeur de régulation dans le menu Safe Mode.

Comment le Safe Mode **activé** s'affiche-t-il ?

- Sur l'écran de l'appareil (fenêtre principale)
- Avec l'avertissement « 103 Safe Mode actif »
- Avec l'erreur en cas de commande de l'interface ↗ Chapitre 4.7.9 « Messages d'erreur » à la page 56.

Que se passe-t-il si une alarme a **activé** le Safe Mode ?

- *Alarme* est affichée.
- Le Safe Mode est activé.
- Il est impossible de désactiver le Safe Mode avant d'avoir désactivé l'alarme.



*Le Safe Mode ne peut alors être activé que si la fonction du Safe Mode a été **mise en service** au préalable.*

Activation du Safe Mode en raison de l'interruption de la connexion au pupitre de commande

Afin d'activer le Safe Mode en cas d'interruption, mettre en service la fonction Safe Mode dans le menu et configurer ses paramètres. Ensuite, activer la fonction de surveillance du pupitre de commande ↗ « Pupitre de commande » à la page 116. Une fois la surveillance activée, l'appareil de thermorégulation contrôle activement, après s'être connecté au pupitre de commande, les commandes que ce dernier lui a envoyées.

Le pupitre de commande doit envoyer une instruction de manière cyclique à l'appareil de thermorégulation. La durée qui s'écoule avant qu'une interruption soit constatée doit être définie par l'utilisateur. Si le pupitre de commande n'envoie aucune commande durant la période prescrite, l'interface (Ethernet) envoie une commande correspondante à l'appareil de thermorégulation. Ceci active le Safe Mode et génère un avertissement.



Si la fonction Safe Mode est mise hors service, l'appareil déclenche l'alarme 22 ↗ Tab. 39 « Alarmes de l'appareil de thermorégulation » à la page 139.

Désactivation du Safe Mode activé.

Si le Safe Mode a été activé, l'opérateur peut mettre hors service le Safe Mode dans le menu correspondant. Les paramètres réglés par le Safe Mode sont conservés après avoir désactivé le Safe Mode. Le programmeur ne continue pas automatiquement. Si la fonction « Comp. point cons. » est requise, elle doit être activée manuellement.

Compatibilité

La fonction Safe Mode ne peut pas être utilisée en combinaison avec le module EtherCAT. En cas d'utilisation d'EtherCAT, la fonction Safe Mode est mise hors service et verrouillée.



Si le Safe Mode a été activé par l'alarme, celle-ci doit tout d'abord être réinitialisée sur l'appareil de thermorégulation. Ensuite seulement, il est possible de mettre hors service le Safe Mode, puis de le remettre en service.

Il est impossible d'utiliser une commande de l'interface pour désactiver le Safe Mode.

Menu Safe Mode

1. Appuyer sur la [touche de saisie] pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option → *Safe Mode*, puis confirmer la saisie.
 - ▶ Le sous-menu s'ouvre.

Tab. 35 : Paramètres dans le menu *Safe Mode*

Options dans le menu <i>Safe Mode</i>	Description
Mise en/hors service de la fonction <i>Safe Mode</i> Fonction <input type="checkbox"/> désactiver <input type="checkbox"/> activer	Cette option permet de mettre la fonction en/hors service <i>Safe Mode</i> (valeur par défaut). Choisir l'une des options suivantes : <input type="checkbox"/> <i>désactiver</i> : Le <i>Safe Mode</i> est hors service. <input type="checkbox"/> <i>activer</i> : Le <i>Safe Mode</i> est en service. <input type="checkbox"/> Les options complémentaires ne s'affichent que si la fonction <i>Safe Mode</i> est en service : <ul style="list-style-type: none">● Démarrage● Configuration
Activation manuelle de la fonction <i>Safe Mode</i> Démarrage <input type="checkbox"/> désactiver <input type="checkbox"/> activer	Activation manuelle de la fonction <i>Safe Mode</i> : <input type="checkbox"/> Option <i>désactiver</i> : Le <i>Safe Mode</i> n'est pas activé. <input type="checkbox"/> Option <i>activer</i> : Le <i>Safe Mode</i> est activé.

Options dans le menu Safe Mode	Description
Désactivation du Safe Mode Stop <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ne s'affiche que si le Safe Mode a été activé. ■ Désactivation du Safe Mode possible uniquement s'il n'y a pas d'alarme.
Configuration	Ce sous-menu permet de régler les paramètres avec lesquels l'appareil continue à fonctionner lorsque le Safe Mode est activé ↪ Tab. 36 « Paramètres dans le menu <i>Configuration</i> » à la page 127.

Tab. 36 : Paramètres dans le menu *Configuration*

Options dans le menu Configuration	Description des options, actions avec Safe Mode activé
<i>Changem.de consigne</i> Lorsque le Safe Mode est activé, cette option de menu est masquée.	Choisir l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Changem.de consigne</i> : Lorsque le Safe Mode est activé, l'appareil se règle à la nouvelle valeur de consigne définie auparavant dans le menu <i>Valeur de consigne</i> ci-dessous. ■ <i>inchangé</i> : Lorsque le Safe Mode est activé, l'appareil conserve la valeur de consigne avec laquelle il fonctionnait jusqu'à présent.
<i>Valeur de consigne</i>	Saisir ici la valeur de consigne T_{set} avec laquelle l'appareil doit continuer à travailler après l'activation du Safe Mode. Cette valeur est sauvegardée dans les paramètres du Safe Mode.
<i>Régulation</i>	Choisir l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Option <i>inchangé</i> : Lorsque le Safe Mode est activé, l'appareil conserve la grandeur de régulation avec laquelle il fonctionnait jusqu'à présent. ■ Option <i>Interne Pt1000</i> : Lorsque le Safe Mode est activé, l'appareil commute à la grandeur de régulation Interne Pt1000.

Tab. 37 : Modules interface et instructions d'interface

Interface	Instruction de l'interface	ID	Description
Interface Ethernet	OUT_MODE_06_1	72	La commande de l'interface active le Safe Mode En cas d'erreur, l'activation n'est pas possible
Interface RS 232/485	OUT_MODE_06_1	72	La commande de l'interface active le Safe Mode

Tab. 38 : Alarmes qui permettent d'activer la fonction Safe Mode

Alarme	Explication	Description de l'action
Alarme 9 Valeur réelle externe non disponible	La valeur de température de la sonde externe n'est pas transmise.	Le réglage de la valeur de consigne de la température est repris du menu <i>Configuration</i> du Safe Mode. La grandeur de régulation externe passe automatiquement en interne.
Alarme 12 Interface de courant 1, interruption	Interruption vers le module analogique	Les paramètres de la valeur de consigne de la température et de la grandeur de régulation sont appliqués depuis le menu <i>Configuration</i> du Safe Mode.
Alarme 13 Interface de courant 2, interruption	Interruption vers le module analogique	
Alarme 15 Panne au niveau de l'entrée numérique	Panne sur l'entrée tout-ou-rien/contact de commutation	
Alarme 16 Échec du remplissage d'appoint	Le niveau du liquide caloporteur est trop bas.	

6.23 Importation et exportation de données

6.23.1 Importation de données

Importer des données avec une clé USB

Les données suivantes peuvent être importées depuis une clé USB :

- Paramètres de contrôle
- Configuration du module analogique
- Configuration du module de contact

Si les paramètres de réglage, la configuration du module analogique ou celle du module de contact d'un appareil ont été exportés au préalable sur une clé USB, il est possible de les transmettre à un autre appareil avec cette clé.

Personnel : Personnel de service

1. Insérer la clé USB dans le port USB Host de l'unité de commande de l'appareil.
2. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
3. Dans le menu principal, sélectionner les options de menu → *Échange de données* → *Importation de données*.
 - ▶ Le sous-menu s'ouvre.

- [Données techniques]
Ce jeu de données se trouve dans le sous-répertoire *DEV_DATA*. Il contient le fichier *DAT0.CSV* ou, si plusieurs exportations ont été effectuées, plusieurs fichiers *.CSV* numérotés en ordre croissant. Ce fichier sauvegarde toutes les valeurs mesurées existantes (températures, pressions, tensions, intensités, etc.) sous forme de photographie instantanée du système.
- [Paramètres de contrôle]
Cet enregistrement se trouve dans le répertoire *LAUDA / USER* et contient le fichier *CTRLPARA.INI*. Il n'est possible d'exporter qu'un fichier du même type. Le fichier sera écrasé en cas de nouvelle exportation.
Le fichier contient tous les paramètres de contrôle de la température ainsi que les valeurs limites de température *Tih* et *Til*. Le fichier est destiné à transmettre les paramètres de contrôle d'un appareil à un autre.
- [Configuration du module analogique]
[Configuration du module de contact]
Ces enregistrements ne peuvent être exportés que si un module analogique ou de contact est raccordé à l'appareil de thermorégulation. La configuration est sauvegardée dans le répertoire *LAUDA/USER*, dans le fichier *ANACFG.INI* ou *CONTCFG.INI*. Il n'est possible d'exporter qu'un fichier du même type. Ce fichier sera écrasé en cas de nouvelle exportation. Le fichier contient la configuration complète du module analogique ou de contact raccordé. Le fichier est destiné à transmettre la configuration d'un appareil de thermorégulation à un autre.

Personnel : ■ Personnel de service

1. Insérer la clé USB dans le port USB Host de l'unité de commande de l'appareil.
2. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
3. Dans le menu principal, sélectionner l'option → *Échange de données* → *Exportation de données*.
▶ Le sous-menu s'ouvre.
4. Choisir l'une des options suivantes :
 - n [Graphique température]
 - n [Fonctionnement]
 - n [Données techniques]
 - n [Paramètres de contrôle]
 - [Configuration du module analogique]
 - [Configuration du module de contact]
5. Démarrer l'exportation avec la touche de saisie [OK].
Pendant l'exportation, des messages s'affichent sur l'écran :
 - L'exportation des données sur la clé USB a commencé.
 - L'exportation des données vers la clé USB s'est terminée avec succès.
 Lorsque l'exportation des données est terminée, valider le message avec la touche de saisie [OK].



Si l'exportation des données ne se déroule pas correctement, le message suivant s'affiche à l'écran : « L'exportation des données vers la clé USB a échoué. ». Confirmer avec la touche de saisie [OK].

Vérifier si la clé USB a été correctement insérée et que l'espace mémoire disponible est suffisant (au moins 1 Mo).

Redémarrer l'exportation des données.

7 Entretien

7.1 Mises en garde pour l'entretien

 DANGER ! Contact avec des pièces conductrices de tension ou mobiles	
	Électrocution, choc, coupure, écrasement
	<ul style="list-style-type: none"> ● L'appareil doit être isolé du secteur avant toute intervention de maintenance. ● Seuls des spécialistes peuvent procéder aux réparations.
 ATTENTION ! Contact physique avec des parties de l'appareil, des accessoires ou le liquide caloporteur chauds ou froids	
	Brûlure, échaudure, congélation
	<ul style="list-style-type: none"> ● Attendre que la température des parties de l'appareil, des accessoires et du liquide caloporteur soit retombée à la température ambiante.

Équipement de protection : ■ Lunettes de protection
 ■ Gants de protection
 ■ Tenue de protection

7.2 Intervalles de maintenance

Les intervalles de maintenance stipulés dans le tableau qui suit doivent être respectés. Les travaux de maintenance qui suivent sont obligatoires avant toute exploitation continue non surveillée.

Intervalle	Travaux de maintenance
chaque semaine	Contrôler que les robinets de vidange sont fermés et étanches. Les capuchons sur les tubulures de vidange doivent être présents et serrés.
tous les mois	Contrôler l'état extérieur de l'appareil pour déceler des dommages éventuels.
	Contrôler l'usure des flexibles externes.
	Contrôler l'étanchéité des flexibles et raccords vissés.
	Nettoyer le condenseur refroidi par air.
	Nettoyer le tamis de filtration pour les appareils refroidis à l'eau.
	Contrôler le fonctionnement de la protection contre les surchauffes.
tous les trois mois	Contrôle du fonctionnement de la protection contre les niveaux trop bas.
	Détartrer le circuit d'eau réfrigérante. (selon la dureté de l'eau et la durée de fonctionnement, il faudra peut-être choisir un intervalle plus court)
tous les six mois	Contrôler que l'état du liquide caloporteur permet son utilisation.

Intervalle	Travaux de maintenance
tous les dix ans	Contrôler le bon fonctionnement de la soupape de sécurité externe.

7.3 Nettoyer l'appareil



AVERTISSEMENT !
Pénétration du produit de nettoyage dans l'appareil

Électrocution

- Se servir d'un chiffon légèrement humide pour le nettoyage.

Règles à observer :

- Nettoyer la partie de commande uniquement avec de l'eau et du produit vaisselle. Ne pas utiliser d'acétone ni de solvant. Ceci entraînerait la détérioration définitive des surfaces en matière synthétique.
- Il convient de vérifier qu'il a été procédé à la décontamination de l'appareil si ce dernier a été mis en contact avec des matériels dangereux.
- Aucun produit de décontamination ni produit de nettoyage qui pourrait entraîner un **risque** en raison d'une réaction avec les pièces de l'appareil ou avec les substances contenues ne doit être utilisé.
- L'éthanol convient bien comme produit de décontamination. En cas de doutes relatifs à la compatibilité des produits de décontamination ou de nettoyage avec les pièces de l'appareil ou avec les substances qu'elles contiennent, contacter le LAUDA Service.

7.4 Nettoyer le condenseur refroidi par air

Le chapitre qui suit concerne :

- Appareil refroidi à l'air



AVERTISSEMENT !
Endommagement mécanique du circuit de liquide frigorigène

Explosion, feu

- Ne pas utiliser d'objets pointus lors du nettoyage du condenseur.

Équipement de protection :

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Tenue de protection

Plus la durée de fonctionnement augmente, plus la poussière de l'environnement s'accumule dans le condenseur. Cela entraîne une perte de capacité frigorigène.

1. Éteindre l'appareil.
2. Débrancher la fiche secteur.

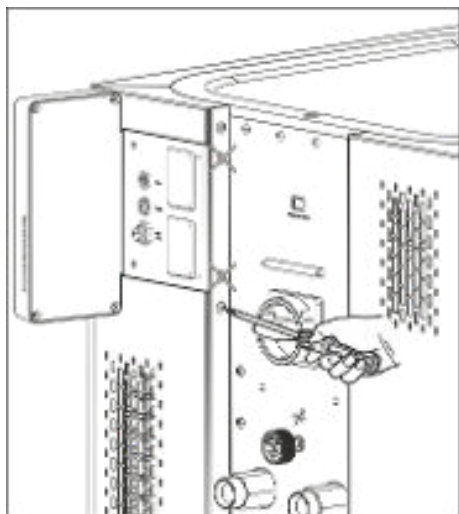


Fig. 79 : Enlever le cache frontal

3. Enlever les vis qui tiennent les caches des deux côtés de l'appareil aux colonnes.
Pour le cache frontal en deux parties, retirer uniquement les vis du cache frontal inférieur.



Les deux vis marquées ne doivent pas être retirées. Le cache du socle ou de l'unité de commande est ainsi fixé sur l'appareil.

4. Enlever le cache frontal en saisissant avec les deux mains à gauche et à droite et en le tirant vers soi.
Afin d'éviter de l'endommager, enlever le cache frontal lentement et doucement.
5. Balayer la poussière du condenseur à l'aide d'un balai manuel ou utiliser un aspirateur avec une brosse pour nettoyer les lamelles.
6. Reposer le cache frontal prudemment.
7. Fixer le cache frontal aux deux colonnes. Resserrer les vis sur les colonnes droite et gauche.
8. L'appareil peut être mis en marche.



En alternative, il est possible d'aspirer la poussière à l'aide d'un aspirateur à travers les grilles d'aération de la façade.

7.5 Nettoyage du circuit d'eau réfrigérante

Le chapitre qui suit concerne :

- Appareils refroidis à l'eau

Nettoyage du tamis de filtration

Afin d'obtenir la pleine capacité frigorifique, le circuit d'eau réfrigérante et le tamis de filtration doivent être nettoyés régulièrement.

Équipement de protection : ■ Lunettes de protection
■ Gants de protection
■ Tenue de protection

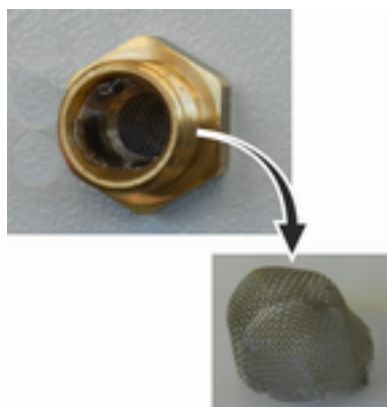


Fig. 80 : Retirer le tamis de filtration

1. Arrêter l'appareil.
2. Couper l'alimentation en eau de refroidissement.
3. Dévisser le flexible d'alimentation en eau de refroidissement de l'appareil.
4. Enlever le tamis de filtration de l'alimentation en eau. Utiliser si nécessaire une pince pointue ou une grande pincette.
5. Nettoyer le tamis de filtration.
6. Insérer le tamis de filtration nettoyé et reposer le flexible.

Détartrer le circuit d'eau réfrigérante

Équipement nécessaire pour détartrer avec une pompe (pompe à fût) :

- un récipient d'une capacité d'environ 20 litres,
- une pompe,
- des flexibles entre le récipient et la pompe et entre la pompe et l'entrée d'eau réfrigérante,
- un flexible entre la sortie d'eau réfrigérante et le récipient.

Équipement nécessaire pour détartrer avec un entonnoir :

- deux récipients d'une capacité de 10 à 20 litres,
- un entonnoir,
- un flexible entre l'entonnoir et l'entrée d'eau réfrigérante. Placer l'entonnoir aussi haut que possible afin que l'appareil se remplisse rapidement avec le produit de détartrage.
- Flexible entre la sortie d'eau réfrigérante et le récipient

Équipement de protection :

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Tenue de protection



REMARQUE !

Sortie de fluide frigorigène dans le circuit d'eau réfrigérante

Dommages de l'appareil

- En cas de nettoyage, de mise hors service ou de risque de gel, vider le circuit d'eau réfrigérante du groupe frigorifique avec de l'air comprimé ou un aspirateur industriel (étanche). Pour éviter d'endommager la membrane de la vanne lors du nettoyage, soufflez de l'air comprimé uniquement dans la tubulure d'alimentation pendant que vous aspirez uniquement dans la connexion de départ à l'aide d'un aspirateur industriel.

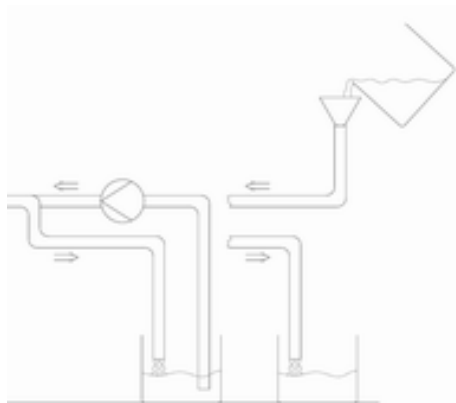


Fig. 81 : Détartrage

1. Commuter l'appareil en mode stand-by.
2. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
3. Sélectionner sur l'unité de commande les options → *Mode remplissage* → *Valve d'eau* → *Fermé*.
 - ▶ La valve d'eau s'ouvre.
4. Remplir l'appareil par le flexible placé à l'entrée de l'eau réfrigérante avec un mélange détartrant-eau.
5. Pomper ou verser sans arrêt le mélange détartrant-eau.
6. Laisser agir le mélange détartrant-eau (voir tableau ci-dessous).
7. Rincer l'appareil soigneusement avec de l'eau propre (voir tableau ci-dessous).
8. Vidanger le circuit d'eau réfrigérante. Souffler à cet effet de l'air comprimé dans la tubulure de retour du circuit d'eau réfrigérante.

- Sélectionner sur l'unité de commande les options → *Mode remplissage* → *Valve d'eau* → *auto* (automatique). C'est le réglage par défaut.

Temps d'action :	Continuer le pompage ou le remplissage jusqu'à ce que la réaction mousseuse (en général au début) diminue. Ceci est généralement le cas au bout de 15 à 30 minutes.
Détartrant :	Autorisé uniquement : Détartrant LAUDA référence article LZB 126 (emballage de 5 kg). Avant de manipuler des agents chimiques, il est indispensable de lire et d'observer les consignes de sécurité et les instructions d'emploi qui se trouvent sur l'emballage.
Rincer :	Faire tourner au moins 30 litres d'eau propre dans l'appareil.

7.6 Contrôle de la protection contre les surchauffes

L'appareil doit s'arrêter si la température du liquide caloporteur dépasse les points de coupure en cas de surchauffe T_{max} et/ou $T_{maxR\acute{e}servoir}$. Les composants de l'appareil sont arrêtés par le circuit électronique.




Fig. 82 : Affichage de Tmax



Fig. 83 : Saisir Tmax

- Appuyer sur la touche T_{max} et la tenir enfoncée ↵ Chapitre 5.5 « Réglage de Tmax » à la page 69.
 - Les valeurs T_{max} et $T_{maxR\acute{e}servoir}$ s'affichent à l'écran.
- Sélectionner à l'aide des touches fléchées la valeur T_{max} en tenant enfoncée la touche T_{max} .
- Appuyer sur la touche de saisie.
 - La fenêtre de saisie s'ouvre. Le curseur sous la valeur T_{max} clignote.
- Régler une valeur juste supérieure de quelques °C à la température de consigne T_{set} à l'aide des touches fléchées.

 La procédure s'arrête en relâchant la touche T_{max} .
- Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche de saisie [OK].
- Valider la nouvelle valeur à l'aide de la touche programmable [ANW.].
 - La nouvelle valeur est active.
- Régler maintenant la température de consigne T_{set} au-dessus du point de coupure en cas de surchauffe T_{max} . Confirmer la température de consigne avec la touche de saisie [OK].
 - L'appareil chauffe. Si le point de coupure en cas de surchauffe est dépassé, l'appareil s'arrête. La panne s'affiche à l'écran.
- Régler à nouveau la valeur T_{max} correcte à l'aide de la touche T_{max} .
 - La valeur T_{max} s'affiche à l'écran.
- Effacer la panne dans le menu de l'appareil.

7.7 Contrôler la protection contre les niveaux trop bas

Avant que le niveau de liquide s'abaisse de telle façon que le corps de chauffe ne soit plus complètement recouvert de liquide, un signal d'alarme retentit. *Niveau bas* apparaît à l'écran. Les composants de l'appareil sont arrêtés par le circuit électronique.



AVERTISSEMENT !

Contact avec du fluide de thermorégulation brûlant ou froid

Brûlure, congélation

- Avant de vidanger, faire baisser la température du fluide de thermorégulation à la température ambiante.



Un message d'alarme doit apparaître dès que le niveau bas est atteint.

Équipement de protection :

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Tenue de protection

1. Allumer l'appareil et la pompe. Régler la température de consigne sur la température ambiante.
2. Observer l'indication de niveau à l'écran.
3. Réduire le niveau de liquide dans l'appareil. Laisser s'écouler le liquide caloporteur dans un récipient adapté à travers la tubulure de vidange ouverte.
 - ▶ L'écran affiche l'abaissement du liquide caloporteur.
 - Si le niveau baisse au niveau 2, un avertissement est émis à l'écran.
 - Si le niveau descend en dessous du niveau 0, l'appareil s'arrête. Une fenêtre avec le message *Alarme* s'affiche à l'écran.
4. Fermer le robinet de vidange.
5. Faire l'appoint en liquide caloporteur.
 - ▶ Le niveau de liquide affiché à l'écran augmente.
6. Effacer la panne dans le menu de l'appareil.

7.8 Contrôler le liquide caloporteur

Équipement de protection :

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Tenue de protection



ATTENTION !
Contact avec le liquide caloporteur chaud/froid

Brûlure, congélation

- Régler la température du liquide caloporteur d'analyse sur la température ambiante.

Le liquide caloporteur est soumis à usure telle que la dépolymérisation ou le vieillissement (oxydation).

Au besoin, contrôler que l'état du liquide caloporteur permet encore son utilisation (par exemple lors d'un changement de mode de fonctionnement) et au moins tous les six mois. La réutilisation du liquide caloporteur n'est autorisée que dans le cas de résultats de contrôle probants.

Le contrôle du liquide caloporteur doit être effectué selon la norme DIN 51529 : « Détermination de la stabilité thermique des fluides de transfert de chaleur usagés ».

Source : VDI 3033 ; DIN 51529

8 Dysfonctionnements

8.1 Alarmes, erreurs et avertissements

Tous les messages d'erreur, alarmes et avertissements déclenchés éventuellement sur l'appareil sont indiqués sur l'afficheur sous forme d'un message textuel.

Procédure à suivre en cas d'alarmes

Alarmes relèvent de la sécurité. Les composants de l'appareil, comme la pompe, s'arrêtent. L'appareil émet un signal sonore. Les alarmes peuvent être acquittées avec la touche de saisie après avoir éliminé la cause de la panne.

Un récapitulatif des alarmes est disponible au [Chapitre 8.2 « Alarmes »](#) à la page 139.

Procédure à suivre en cas d'avertissements

Les avertissements ne mettent pas en cause la sécurité. L'appareil continue de marcher. L'appareil émet un signal sonore durant un court instant. Des avertissements sont émis de manière périodique. Les avertissements peuvent être acquittés avec la touche de saisie après avoir éliminé la cause de la panne.

Procédure à suivre en cas d'erreur

Quand une erreur survient, un signal sonore est émis par l'appareil.

En cas d'erreur, débrancher l'appareil en tournant l'interrupteur secteur. Si l'erreur réapparaît après la remise en marche de l'appareil, noter le code d'erreur et la description qui l'accompagne pour contacter le S.A.V. LAUDA appareils de thermorégulation. Les coordonnées de contact se trouvent au [Chapitre 12.4 « Contact LAUDA »](#) à la page 152.



Les erreurs sont signalées par une description et un code d'erreur qui se présente sous forme d'un numéro chronologique.

8.2 Alarmes



Les alarmes sont affichées sur tous les écrans utilisés.

Tab. 39 : Alarmes de l'appareil de thermorégulation

Code	Sortie	Description	Action de l'utilisateur
1	Niveau bas de pompe	La pompe a détecté un niveau bas	Rajouter du liquide caloporteur
2	Niveau trop bas	Le flotteur a détecté un niveau bas	Rajouter du liquide caloporteur
3	Surchauffe	Surchauffe ($T > T_{max}$)	Laisser refroidir l'appareil jusqu'à $T < T_{max}$; adapter T_{max} si nécessaire
4	Pompe bloquée	Arrêt de la pompe	Mettre l'appareil à l'arrêt, contrôler la viscosité

Code	Sortie	Description	Action de l'utilisateur
5	Conn. Command	L'unité de télécommande Command Touch a été retirée pendant le service.	Brancher le câble de l'unité de télécommande Command Touch.
6	---	---	----
7	Manque d'eau	L'eau de refroidissement n'est pas raccordée	Assurer l'alimentation en eau de refroidissement
8	---	---	---
9	T ext Pt100	Pas de valeur réelle du module Pt100	Contrôler la sonde de température
10	T ext analogique	Pas de valeur réelle de l'interface analogique	Contrôler la sonde de température
11	T ext série	Pas de valeur réelle de l'interface série	Contrôler la connexion série
12	Entrée analogique 1	Module analogique : Interface de courant 1, coupure.	Contrôler la connexion
13	Entrée analogique 2	Module analogique : Interface de courant 2, coupure.	Contrôler la connexion
14	Niveau élevé	Le flotteur a détecté un niveau trop bas	Vidanger l'excès de liquide caloporteur de l'appareil. Attention, risque de brûlure
15	Entrée numérique	Signal perturbateur à l'entrée du module de contact	(application du client)
16	Remplissage d'appoint	Le niveau de liquide caloporteur est trop bas	Rajouter du liquide caloporteur
19	Suppression	Suppression dans l'alimentation	Réduire/éliminer la résistance hydraulique dans les flexibles et/ou dans le consommateur
20	T ext Ethernet	Pas de valeur réelle de l'interface Ethernet	Contrôler la connexion série Contrôler si le pupitre de commande prescrit la valeur réelle via l'interface Ethernet
22	Interruption de connexion	Interruption de la connexion avec le pupitre de commande	Contrôler la liaison câblée
23	T ext EtherCAT	Pas de valeur réelle de l'interface EtherCAT	Contrôler la connexion série
24	Surchauffe	Surchauffe dans le vase d'expansion ($T > T_{maxTank}$) Surchauffe pour les appareils avec pressurisation ($T > T_{max_return}$)	Laisser refroidir l'appareil

Tab. 40 : Alarmes du régulateur de débit

Code	Sortie	Description	Action de l'utilisateur
55	Délai d'expiration mesure du débit	Erreur dans la liaison câblée LiBus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mettre l'appareil de thermorégulation à l'arrêt ■ Contrôler la liaison câblée LiBus et rétablir la connexion si nécessaire ■ Mettre l'appareil de thermorégulation en marche

8.3 Dépannage

Avant de contacter le LAUDA Service, vérifier si le problème peut être éliminé avec les consignes suivantes.

Tab. 41 : Thermostat de process

Panne	Cause ⇒ dépannage possible
L'appareil ne refroidit pas ou très lentement.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le groupe frigorifique est éteint ⇒ allumer le groupe frigorifique. ■ La limitation du contrôleur est activée ⇒ arrêter la limitation du contrôleur. ■ Le condenseur est sale ⇒ nettoyer le condenseur ↳ Chapitre 7.4 « Nettoyer le condenseur refroidi par air » à la page 133. ■ La température limite Til est trop élevée ⇒ réduire la température limite Til.
L'appareil ne chauffe pas ou très peu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La limitation du contrôleur est activée ⇒ arrêter la limitation du contrôleur. ■ La température limite Tih est trop basse ⇒ augmenter la température limite. ■ La limitation dynamique de la puissance de chauffe est activée ⇒ arrêter la limitation dynamique de la puissance de chauffe. ■ Dans les niveaux de fonctionnement inférieurs de la pompe, la puissance de chauffe maximale est automatiquement réduite ⇒ augmenter le niveau de fonctionnement de la pompe. ■ La consommation de courant maximale de l'appareil est limitée ⇒ Augmenter la consommation de courant.
Il est impossible de régler les niveaux de fonctionnement de la pompe.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La régulation de pression est activée ⇒ arrêter la régulation de pression (en saisissant une pression de consigne = 0 bar).

Panne	Cause ⇒ dépannage possible
Le dégazage fonctionne mal.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La régulation de pression est activée ⇒ arrêter la régulation de pression. ■ Le niveau de fonctionnement de la pompe est trop élevé ⇒ sélectionner un niveau plus petit. ■ La puissance de chauffe est trop élevée ⇒ limiter la puissance de chauffe. ■ Le groupe frigorifique est activé ⇒ arrêter le groupe frigorifique. ■ Le liquide caloporteur est encrassé ⇒ remplacer le liquide caloporteur. Vidanger entièrement l'appareil et, le cas échéant, nettoyer l'intérieur de l'appareil. ■ La tubulure de remplissage est obturée ⇒ enlever le couvercle du réservoir et le poser sans serrer sur la tubulure de remplissage. ■ IN 2560 XTW : Si nécessaire, raccorder la couche de gaz inerte pour un dégazage pur par air comprimé.
Le groupe frigorifique démarre plusieurs fois de suite brièvement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fonction normale (démarrage spécial), aucun dépannage nécessaire
Le groupe frigorifique est en fonctionnement pendant quelques minutes bien qu'aucun refroidissement ne soit nécessaire.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fonction normale (fonction de protection), aucun dépannage nécessaire
Écran : Faible débit (groupe frigorifique). (débit insuffisant dans la zone de l'évaporateur)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier qu'il n'y a pas d'engorgement dans le circuit hydraulique (vannes fermées, flexible coincé, salissures, etc.) ⇒ éliminer la cause. ■ Le niveau de fonctionnement actuel de la pompe est trop bas ⇒ sélectionner un niveau plus élevé. ■ La section du flexible est trop petite ⇒ agrandir la section ou installer un by-pass. ■ La capacité frigorifique est trop élevée pour le débit présent ⇒ limiter la capacité frigorifique.
Écran : Faible débit (chauffage) (débit insuffisant dans la zone du chauffage)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier qu'il n'y a pas d'engorgement dans le circuit hydraulique (vannes fermées, flexible coincé, salissures, etc.) ⇒ éliminer la cause. ■ Le niveau de fonctionnement actuel de la pompe est trop bas ⇒ sélectionner un niveau plus élevé. ■ L'appareil n'est pas assez purgé ou dégazé ⇒ dégazer l'appareil une nouvelle fois. ■ La section du flexible est trop petite ⇒ agrandir la section ou installer un by-pass. ■ La puissance de chauffe est trop élevée pour le débit présent ⇒ limiter la puissance de chauffe.
Écran : Protection contre les surchauffes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patienter jusqu'à ce que la température de refoulement baisse en dessous du point de coupure en cas de surchauffe ou régler le point de mise hors tension à une valeur supérieure à la température de refoulement.

Panne	Cause ⇒ dépannage possible
<p>Écran : Niveau très bas (risque de niveau bas dans le vase d'expansion)</p> <p>Écran : Niveau trop bas (Niveau bas dans le vase d'expansion)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans les flexibles, les raccords et les consommateurs ⇒ éliminer s'il y a lieu la fuite et faire l'appoint de liquide caloporteur. ■ Vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans l'appareil de thermostatisation ⇒ avertir le cas échéant le LAUDA Service ➔ Chapitre 12.4 « Contact LAUDA » à la page 152 ■ Le niveau de liquide peut baisser en raison du refroidissement ou du dégazage ⇒ faire l'appoint de liquide caloporteur si nécessaire.
<p>Écran : Niveau trop élevé (risque de niveau trop élevé dans le vase d'expansion)</p> <p>Écran : Niveau trop élevé (niveau trop élevé dans le vase d'expansion)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le chauffage fait augmenter le volume ■ Le liquide caloporteur a absorbé de l'humidité venant de l'air ambiant
<p>Écran : Pompe bloquée (Surveillance du moteur de pompe : surcharge, engorgement)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ La viscosité du liquide caloporteur est trop élevée ⇒ utiliser un autre liquide caloporteur ou augmenter la température de consigne. ■ La pompe est bouchée ⇒ avertir le LAUDA Service ➔ Chapitre 12.4 « Contact LAUDA » à la page 152
<p>Écran : Niveau bas (pompe) (Surveillance du moteur de pompe : marche à vide)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pas de liquide dans le système. Si c'est le cas, la surveillance du niveau est défaillante. ⇒ Vérifier que le flotteur dans le vase d'expansion n'est pas bloqué par un corps étranger. Si ce n'est pas le cas, avertir le LAUDA Service ➔ Chapitre 12.4 « Contact LAUDA » à la page 152.
<p>Écran : Surpression (pression d'alimentation trop élevée)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le niveau de fonctionnement de la pompe est trop élevé ⇒ sélectionner un niveau plus petit. ■ Avec la régulation de pression active, la pression de consigne est trop élevée ⇒ réduire la pression de consigne. ■ La pression maximale est trop faible ⇒ augmenter la pression maximale, mais seulement si cela ne risque pas d'endommager l'application, les flexibles, etc.
<p>Écran : Évaporateur givré</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Augmenter le niveau de fonctionnement de la pompe. ■ Ouvrir le by-pass manuel sur l'appareil de thermostatisation. ■ Augmenter le débit par l'application.
<p>Thermostatisation instable (La température peut fortement varier)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Augmenter le niveau de fonctionnement de la pompe. ■ Ouvrir le by-pass manuel sur l'appareil de thermostatisation. ■ Si nécessaire, augmenter les paramètres de contrôle Xp et Tn. ■ Augmenter le débit par l'application. ■ Réduire la charge.

Tab. 42 : Thermostat pour hautes températures

Panne	Dépannage possible
<p>Message d'alarme Cool Flow à l'écran</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La température de l'eau de refroidissement est supérieure à 80 °C pendant plus de 8 secondes. ■ La température de l'eau de refroidissement est supérieure à 85 °C. <p>Avertissement HT valve too hot à l'écran</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La température sur la vanne haute température est supérieure à 120 °C pendant plus de 8 secondes. ■ La température sur la vanne haute température est supérieure à 140 °C. <p>Conséquences : dommages définitifs sur la vanne haute température</p> <p>Cause possible</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Variations de pression de l'eau de refroidissement ■ Arrêt involontaire de l'eau de refroidissement par un tiers ■ Blocage sur la vanne haute température ■ Rupture des tuyauteries côté appareil pour l'eau de refroidissement 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvrir entièrement le raccord d'eau ⇨ rétablir une alimentation correcte en eau de refroidissement. ■ En cas de blocage au niveau de la vanne haute température, avertir le LAUDA Service ⇨ Chapitre 12.4 « Contact LAUDA » à la page 152.
<p>L'appareil commute en mode dégazage.</p> <p>Cause éventuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ entrée d'eau de refroidissement dans le circuit hydraulique en raison d'un échangeur thermique défectueux. <p>À noter toutefois : l'appareil exécute si nécessaire un « dégazage automatique ». Cette procédure automatique n'est pas une panne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avertir le LAUDA Service ⇨ Chapitre 12.4 « Contact LAUDA » à la page 152. ■ Veiller à la qualité adaptée de l'eau de refroidissement ⇨ Chapitre 4.5 « Exigences posées à l'eau de refroidissement » à la page 36. Sinon, il y a un risque de corrosion !

9 Mise hors service

9.1 Consignes sur la mise hors service



AVERTISSEMENT !

Contact avec du fluide de thermorégulation brûlant ou froid

Brûlure, congélation

- Avant de vidanger, faire baisser la température du fluide de thermorégulation à la température ambiante.

Équipement de protection :

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Tenue de protection

Afin d'éviter les dommages dus au stockage, tous les liquides doivent être entièrement vidangés de l'appareil.

- Vidanger le liquide caloporteur de l'appareil.
- Vidanger l'eau de refroidissement de l'appareil.
- Entreposer l'appareil, respecter la température de stockage ↪ Chapitre 13.1 « Caractéristiques générales » à la page 153.

9.2 Vidanger et nettoyer l'appareil

Vidanger l'appareil



Ne pas vidanger le liquide caloporteur quand sa température dépasse 90 °C ou quand elle est inférieure à 0 °C !

Équipement de protection :

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Tenue de protection

Les robinets de vidange et les tubulures de vidange se trouvent sur le côté droit du boîtier.

1. Attendre que l'appareil et le liquide caloporteur aient refroidi ou se soient réchauffés à la température ambiante.
2. Arrêter l'appareil et débrancher la fiche secteur.
3. Dans la mesure où la conception de l'application globale le permet, vidanger l'application à l'avance à l'aide de son raccord de vidange.

4. Accoupler un flexible sur la tubulure de vidange (3/8" a). Il y a trois tubulures de vidange sur l'Integral XT avec régulation du débit.



Nous recommandons de respecter l'ordre suivant dès que possible :

- appareil de thermorégulation du vase d'expansion
- régulateur de débit
- appareil de thermorégulation du circuit hydraulique

Voir ↗ Chapitre 3.1 « Vue d'ensemble Integral (grands modèles) » à la page 22

5. Mettre le flexible dans un récipient approprié pour collecter le liquide caloporteur.



Plusieurs procédures de vidange sont nécessaires le cas échéant en cas de volume de remplissage important.

6. Ouvrir le ou les robinets de vidange. Pour cela, tourner le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
7. Laisser l'appareil se vider.
8. Quand l'appareil est vide, retirer les flexibles du consommateur externe. Vidanger le liquide caloporteur des flexibles dans un récipient adapté.
9. Après la vidange, refermer le ou les robinets de vidange.



Respecter les dispositions pour l'élimination du liquide caloporteur usagé.

Nettoyage intérieur

Après la vidange du liquide caloporteur, des résidus restent encore dans l'appareil. Ces résidus doivent impérativement être éliminés pour éviter des dépôts dans l'appareil pendant l'entreposage.

Si un nouveau liquide caloporteur est utilisé et que l'appareil fonctionne au-delà de la limite thermique de l'ancien liquide caloporteur, des dépôts peuvent se former notamment sur les corps de chauffe. Ces dépôts réduisent la puissance de l'appareil et/ou réduisent la durée de vie de celui-ci.

Équipement de protection : ■ Lunettes de protection
 ■ Gants de protection
 ■ Tenue de protection

! REMARQUE !
Sortie de fluide frigorigène dans le circuit d'eau réfrigérante

Dommages de l'appareil

- En cas de nettoyage, de mise hors service ou de risque de gel, vider le circuit d'eau réfrigérante du groupe frigorifique avec de l'air comprimé ou un aspirateur industriel (étanche). Pour éviter d'endommager la membrane de la vanne lors du nettoyage, soufflez de l'air comprimé uniquement dans la tubulure d'alimentation pendant que vous aspirez uniquement dans la connexion de départ à l'aide d'un aspirateur industriel.

Si nécessaire, nettoyer ou rincer complètement l'appareil (par exemple avec un liquide caloporteur neuf).

Si de l'eau est utilisée comme liquide de nettoyage, veiller impérativement à ce que l'appareil fonctionne uniquement en mode remplissage (groupe frigorifique est donc arrêté). Sinon l'appareil risque de geler à l'intérieur et de s'endommager.

1. Accoupler un flexible sur la tubulure de pompe (court-circuit entre la tubulure d'alimentation et celle de retour).
2. Remplir l'appareil avec un nettoyant adapté. Faire fonctionner l'appareil pendant ce temps en mode remplissage.
3. Vidanger l'appareil par la tubulure de vidange.
4. Contrôler l'état de saleté du nettoyant ou de l'ancien liquide caloporteur.
 - ▶ En cas de saletés dans le nettoyant, répéter les points 2 à 3. Sinon continuer au point 5.
5. Enlever le flexible de la tubulure de pompe.
6. Sécher le circuit hydraulique de l'appareil avec de l'air comprimé. Pour ce faire, souffler avec de l'air comprimé dans la tubulure de l'appareil.



! REMARQUE !

Règles à observer pour éviter les dommages subis par la vanne de réglage :

- régler l'air comprimé à une pression plus faible ;
- ne pas souffler l'air comprimé dans la tubulure d'alimentation.

i Si le nettoyage s'est fait avec un liquide dégraissant (par exemple de l'éthanol), ne pas ranger ou transporter l'appareil sec trop longtemps (1 jour), car la pompe a besoin d'un graissage minimal.

Tab. 43 : Nettoyant

Nettoyant approprié	pour le liquide caloporteur
Eau	Kryo 30

9.3 Vidanger le circuit d'eau réfrigérante

Le chapitre qui suit concerne :

- Appareils refroidis à l'eau

! **REMARQUE !**
Sortie de fluide frigorigène dans le circuit d'eau réfrigérante

Dommages de l'appareil
<ul style="list-style-type: none"> ● En cas de nettoyage, de mise hors service ou de risque de gel, vider le circuit d'eau réfrigérante du groupe frigorifique avec de l'air comprimé ou un aspirateur industriel (étanche). Pour éviter d'endommager la membrane de la vanne lors du nettoyage, soufflez de l'air comprimé uniquement dans la tubulure d'alimentation pendant que vous aspirez uniquement dans la connexion de départ à l'aide d'un aspirateur industriel.

- Équipement de protection :
- Lunettes de protection
 - Gants de protection
 - Tenue de protection

L'appareil est en mode stand-by.

1. Couper l'alimentation en eau de refroidissement.
2. Dévisser le flexible d'alimentation en eau de refroidissement de l'appareil.
3. Enlever le tamis de filtration de l'alimentation en eau. Utiliser si nécessaire une pince pointue ou une grande pincette.
4. Nettoyer le tamis de filtration.
5. Appuyer sur la touche de saisie pour accéder au menu.
6. Sélectionner sur l'unité de commande les options → *Mode remplissage* → *Valve d'eau* → *Fermé*.
 - ▶ La valve d'eau s'ouvre.
7. Vidanger entièrement le circuit d'eau réfrigérante.
8. Sélectionner sur l'unité de commande les options → *Mode remplissage* → *Valve d'eau* → *auto* (automatique). C'est le réglage par défaut.
9. Insérer le tamis de filtration nettoyé.

10 Élimination

10.1 Mise au rebut de l'emballage

Pour les pays membres de l'UE: L'emballage doit être éliminé selon la directive 94/62/CE.

10.2 Mise au rebut du fluide frigorigène

Le fluide frigorigène doit être éliminé selon les directives européennes 2015/2067/UE et 517/2014/UE.



ATTENTION !
Fuite incontrôlée du fluide frigorigène

Choc, coupure

- L'élimination doit être effectuée exclusivement par un spécialiste.



REMARQUE !
Fuite incontrôlée du fluide frigorigène

Environnement

- Élimination interdite quand le circuit de refroidissement est sous pression.
- L'élimination doit être effectuée exclusivement par un spécialiste.



Le type et la quantité de fluide frigorigènes sont indiqués sur la plaque signalétique.

Seul un personnel spécialisé en technique frigorifique est autorisé à effectuer les réparations et l'élimination.

10.3 Mise au rebut de l'appareil



Pour les pays membres de l'UE: L'élimination de l'appareil doit s'effectuer conformément à la directive 2012/19/UE (WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment).

10.4 Éliminer le liquide caloporteur et les autres fluides

Indications pour l'élimination du liquide caloporteur et d'autres liquides qui ont été mises sur le marché par LAUDA :

- L'élimination du liquide doit être effectuée conformément aux dispositions administratives.
- Consulter les indications liées à l'élimination conforme dans la fiche de données de sécurité correspondante du liquide.
Au besoin, il est possible de consulter les fiches de données de sécurité LAUDA sur notre site web sous → *Services* → *Download-Center*.
- Utiliser les récipients d'origine des liquides pour les transporter vers le lieu d'élimination.

11 Accessoires

L'accessoire électrique optionnel suivant est disponible pour les appareils Integral.

Tab. 44 : Compartiment à modules 51 mm x 27 mm

Accessoires	Référence de commande
Module d'interface analogique	LRZ 912
-Module d'interface RS 232/485	LRZ 913
Module d'interface de contact avec 1 entrée et 1 sortie	LRZ 914
Module d'interface de contact avec 3 entrées et 3 sorties	LRZ 915
Module d'interface Profibus	LRZ 917
Module d'interface EtherCAT, connexion douilles M8	LRZ 922
Module d'interface EtherCAT, connexion douilles RJ45	LRZ 923
Module d'interface Pt100-LiBus	LRZ 925

Tab. 45 : Connecteur

Accessoires	Référence de commande
Sonde de température externe avec connecteur et câble de raccordement blindé	ETP 059
Prise mâle à 6 pôles pour entrées et sorties analogiques	EQS 057
Connecteur SUB-D à 9 pôles	EQM 042
Câble RS 232 (longueur : 2 m) pour PC	EKS 037
Câble RS 232 (longueur : 5 m) pour PC	EKS 057
Prise mâle à 3 pôles pour entrée de contact	EQS 048
Prise femelle à 3 pôles pour sortie de contact	EQD 047

Accessoires	adaptés à	Référence de commande
Unité de télécommande Command Touch	Tous les appareils	LRT 923

Tenir compte également de nos prospectus pour d'autres accessoires.

12 Généralités

12.1 Droit de propriété industrielle

Ce manuel est protégé par droits d'auteur, il est réservé strictement à l'acquéreur pour usage interne.

La transmission de ce manuel à des tiers, la reproduction, – même partielle, – sous quelque forme que ce soit ainsi que l'exploitation et/ou la communication du contenu sont interdites sans l'autorisation écrite du fabricant, hormis pour usage interne.

Toute infraction sera passible de dommages et intérêts. Sous réserve d'autres prétentions.

Nous attirons l'attention sur le fait que tous les noms de produits et marques de commerce mentionnés dans ce manuel appartiennent aux sociétés respectives et sont protégés par les lois sur les marques, les marques déposées et les brevets.

12.2 Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques réalisées par le fabricant sur l'appareil.

12.3 Conditions de garantie

LAUDA offre par défaut une garantie fabricant de 12 mois à partir de la date d'achat sur les thermostats de process Integral.

12.4 Contact LAUDA

Contactez le service après-vente LAUDA dans les cas suivants :

- Dépannage
- Questions techniques
- Commande d'accessoires et de pièces de rechange

Si vous avez des questions spécifiques à l'application, veuillez contacter notre service des ventes.

Coordonnées

Service après-vente LAUDA

Téléphone : +49 (0)9343 503-350

Fax : +49 (0)9343 503-283

E-mail : service@lauda.de

13 Caractéristiques techniques

13.1 Caractéristiques générales

Donnée	Valeur	Unité
Type d'écran	TFT, police blanche sur fond noir	---
Taille de l'écran	3,5	Pouces
Définition d'écran	320 x 240	Pixels
Résolution de réglage	0,01	°C
Résolution d'affichage	0,01	°C
Saisie	par huit touches	---
Installation et utilisation	dans des locaux fermés	---
Altitude d'installation maximale au-dessus du niveau de la mer	jusqu'à 2 000	m
Humidité relative de l'air	Humidité maximale relative de l'air de 80 % à une température ambiante de 31 °C et baissant de 50 % de manière linéaire jusqu'à 40 °C	---
Plage de température ambiante	5 – 40	°C
Classe de protection	IP 21	---
Variation de la tension secteur	autorisée jusqu'à ±10 % de la tension nominale	---
Classe de protection pour les équipements électriques DIN EN 61 140 (VDE 0140 -1)	1	---
Classification selon DIN 12 876-1		
- Désignation de la classe	III	---
- Marquage	FL (conçu pour les fluides inflammables et non inflammables)	---
Plage de température de stockage	5 – 43 °C ; sur les appareils refroidis à l'eau, le condenseur doit être entièrement vidangé	°C
Plage de température de transport	-20 – 43	°C
Degré de pollution maximal admissible	2	---
Liquide caloporteur admissible	Mélange monoéthylèneglycol-eau	---
Plage de température de fonctionnement possible①	-30 – 80	°C
Conductivité électrique minimale autorisée du liquide caloporteur standard	1	µS/cm
Constante de température ②	K	±0,05
Écart de mesure		
- à 1 l/min	%	±3,4
- à 20 l/min	%	±0,4
- à 70 l/min	%	±0,3
Raccord fileté (extérieur) refoulement/retour	M30 x 1,5	---

Précision de mesure

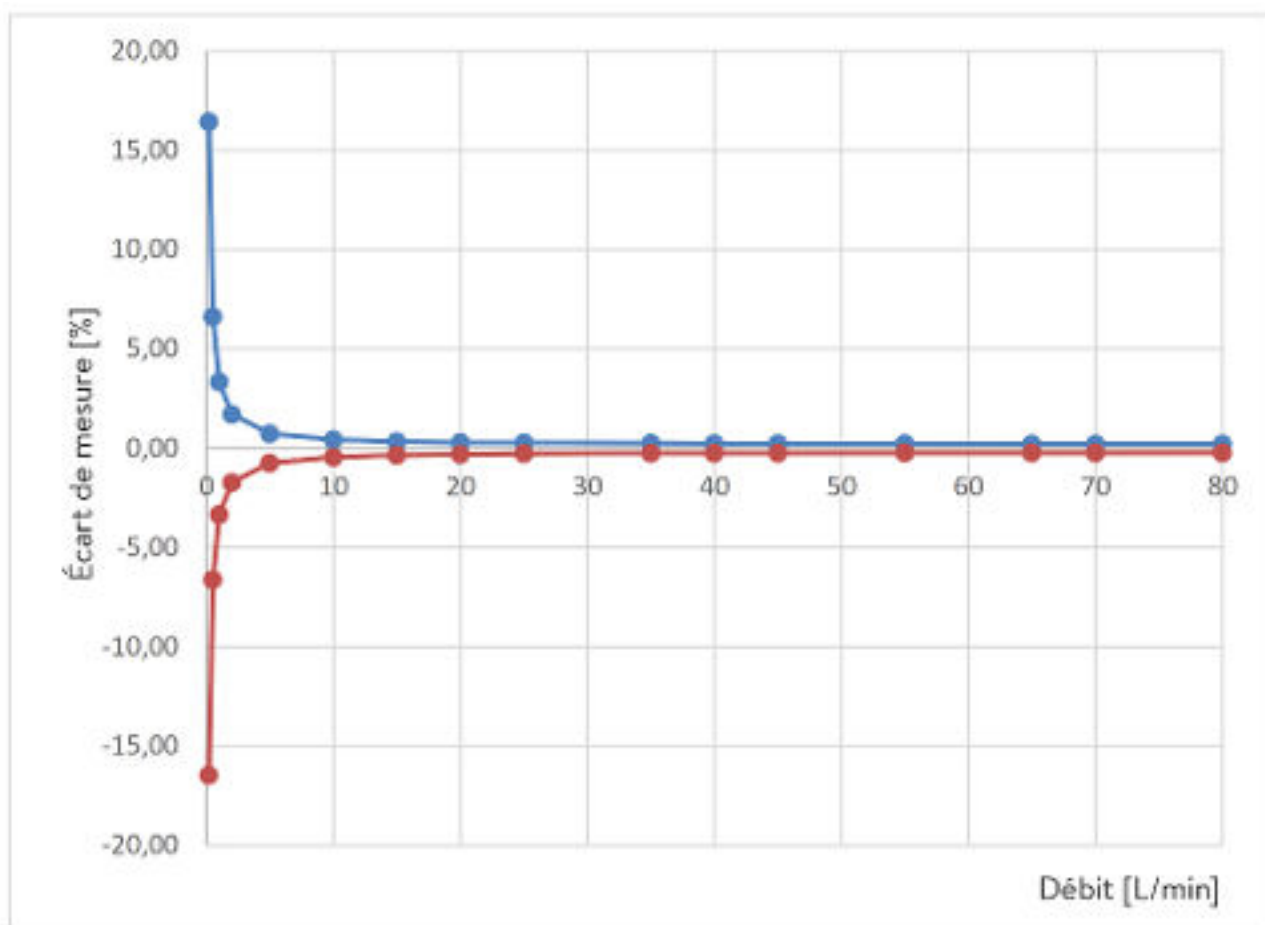


Fig. 84 : Précision de mesure

Tab. 46 : Valeur pour la précision de mesure

Débit en l/min	Écart en ± %	Écart total en ± l/min
0,2	16,48	0,033
0,5	6,66	0,033
1	3,39	0,034
2	1,76	0,035
5	0,8	0,040
10	0,51	0,051
15	0,42	0,064
20	0,39	0,077
25	0,36	0,091
35	0,34	0,120
40	0,34	0,134

Débit en l/min	Écart en ± %	Écart total en ± l/min
45	0,33	0,149
55	0,32	0,178
65	0,32	0,208
70	0,32	0,223
80	0,32	0,253

Lieu d'implantation

- Assurer une ventilation et une aération correctes.
- Volume libre minimal, volume par kg de fluide frigorigène selon la norme DIN 378-1 (voir la quantité de fluide frigorigène sur la plaque signalétique ou au [Chapitre 13.5 « Fluide frigorigène et poids de remplissage »](#) à la page 162).

Tab. 47 : Fluide frigorigène et volume

Fluide frigorigène	Volume par kg de fluide frigorigène
R-449A	2,81 m ³ /kg
R-452A	2,37 m ³ /kg
R-23	1,48 m ³ /kg
R-508B	4,0 m ³ /kg

- ① - En fonction du liquide caloporteur utilisé.
 ② - Constante de température déterminée selon la norme DIN 12876-2.

13.2 Données spécifiques à l'appareil



Les niveaux de pression acoustique des différents appareils ont été mesurés selon les lignes directrices indiquées dans DIN EN ISO 11200 et les normes de base citées dans cette norme. Les valeurs mesurées correspondent ainsi aux conditions de service pendant la consommation typique des appareils.

Données spécifiques Integral XT(W) FC variante MID 70

Donnée	Unité	IN 550 XT FC	IN 550 XTW FC
Dimensions de l'appareil Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	750 x 550 x 1325	750 x 550 x 1325
Volume de remplissage			
- minimum	L	4,8	4,8
- maximum	L	17,2	17,2

Donnée	Unité	IN 550 XT FC	IN 550 XTW FC
Données de la pompe 50/60 Hz			
- Pression maximale de refoulement	bar	3,1	3,1
- Débit maximal	L/min	45	45
Plage de régulation du débit	L/min	2 – 45	2 – 45
Niveau sonore 50 Hz ③	dB(A)	65	64
Niveau sonore 60 Hz ③	dB(A)	66	66
Poids	kg	216	221
Distance de l'appareil par rapport à l'environnement			
- avant	mm	500	200
- arrière	mm	500	200
- droite	mm	500	200
- gauche	mm	500	200
Précision de réglage du débit, déterminée avec Kryo 30 à 20 °C, 20 l/min, 1 bar	L/min	±0,2	±0,2

Donnée	Unité	IN 590 XTW FC	IN 750 XT FC
Dimensions de l'appareil Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	950 x 650 x 1605	750 x 550 x 1325
Volume de remplissage			
- minimum	L	8,0	4,8
- maximum	L	28,6	17,2
Données de la pompe 50/60 Hz			
- Pression maximale de refoulement	bar	3,1	3,1
- Débit maximal	L/min	45	45
Plage de régulation du débit	L/min	2 – 45	2 – 45
Niveau sonore 50 Hz ③	dB(A)	62	66
Niveau sonore 60 Hz ③	dB(A)	66	68
Poids	kg	319	214
Distance de l'appareil par rapport à l'environnement			
- avant	mm	200	500
- arrière	mm	200	500
- droite	mm	200	500
- gauche	mm	200	500
Précision de réglage du débit, déterminée avec Kryo 30 à 20 °C, 20 l/min, 1 bar	L/min	±0,2	±0,2

Donnée	Unité	IN 950 XTW FC	IN 1590 XTW FC
Dimensions de l'appareil Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	750 x 550 x 1325	950 x 650 x 1605
Volume de remplissage			
- minimum	L	4,8	10,0
- maximum	L	17,2	30,6
Données de la pompe 50/60 Hz			
- Pression maximale de refoulement	bar	3,1	3,1
- Débit maximal	L/min	45	45
Plage de régulation du débit	L/min	2 – 45	2 – 45
Niveau sonore 50 Hz ③	dB(A)	67	63
Niveau sonore 60 Hz ③	dB(A)	69	65
Poids	kg	218	390
Distance appareil par rapport à l'environnement			
- avant	mm	200	200
- arrière	mm	200	200
- droite	mm	200	200
- gauche	mm	200	200
Précision de réglage du débit, déterminée avec Kryo 30 à 20 °C, 20 l/min, 1 bar	L/min	±0,2	±0,2

Donnée	Unité	IN 1850 XTW FC
Dimensions de l'appareil Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	950 x 650 x 1605
Volume de remplissage		
- minimum	L	8,0
- maximum	L	28,6
Données de la pompe 50/60 Hz		
- Pression maximale de refoulement	bar	6,0
- Débit maximal	L/min	65
Plage de régulation du débit	L/min	2 – 65
Niveau sonore 50 Hz ③	dB(A)	62
Niveau sonore 60 Hz ③	dB(A)	62
Poids	kg	317
Précision de réglage du débit, déterminée avec Kryo 30 à 20 °C, 20 l/min, 1 bar	L/min	±0,2
- avant	mm	200
- arrière	mm	200


Donnée	Unité	IN 1850 XTW FC
- droite	mm	200
- gauche	mm	200
Précision de réglage du débit, déterminée avec Kryo 30 à 20 °C, 20 l/min, 1 bar	L/min	±0,2

Données spécifiques Integral XTW FC MID 20

Donnée	Unité	IN 1850 XTW FC
Dimensions de l'appareil Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	950 x 650 x 1605
Volume de remplissage		
- minimum	L	8,0
- maximum	L	28,6
Données de la pompe 50/60 Hz		
- Pression maximale de refoulement	bar	6,0
- Débit maximal	L/min	20
Plage de régulation du débit	L/min	0,5 – 20
Niveau sonore 50 Hz ③	dB(A)	62
Niveau sonore 60 Hz ③	dB(A)	62
Poids	kg	317
Distance appareil par rapport à l'environnement		
- avant	mm	200
- arrière	mm	200
- droite	mm	200
- gauche	mm	200
Précision de réglage du débit, déterminée avec Kryo 30 à 20 °C, 20 l/min, 1 bar	L/min	±0,1

③ - Niveau sonore déterminé selon la norme EN 11201 pour la position d'utilisation devant l'appareil à 1 mètre de distance.

13.3 Puissance de chauffe et alimentation

Si la consommation maximale de courant est limitée  « Limiter la consommation de courant » à la page 100, la puissance de chauffe peut être réduite.

Selon la version spécifique au pays, la consommation de courant maximale peut avoir été limitée départ usine. Les valeurs limites de la consommation de courant sont indiquées entre parenthèses.

Tab. 48 : Integral XT FC et Integral XTW FC

	Unité	IN 550 XT FC	IN 550 XTW FC	IN 590 XTW FC	IN 750 XT FC
Puissance de chauffe 400 V ; 3/PE ; 50 Hz et 460 V ; 3/PE ; 60 Hz	kW	8,0	8,0	8,0	8,0
Consommation de courant	A	16,0	16,0	16,0	16,0

	Unité	IN 950 XTW FC	IN 1590 XTW FC	IN 1850 XTW FC
Puissance de chauffe 400 V ; 3/PE ; 50 Hz et 460 V ; 3/PE ; 60 Hz	kW	8,0	12,0	16,0
Consommation de courant	A	16,0	30,0	25,0

13.4 Capacité frigorifique



Mesure des données de puissance selon DIN 12876

La capacité frigorifique a été mesurée à des températures définies du liquide caloporteur. L'éthanol est utilisé comme liquide caloporteur standard, au-dessus de 20 °C, on utilise de l'huile thermique. Pour la mesure des appareils refroidis à l'air, la température ambiante s'élève à 20 °C. Pour la mesure des appareils refroidis à l'eau, la température de l'eau de refroidissement s'élève à 15 °C et la différence de pression de l'eau de refroidissement à 3 bars.

Tous les appareils refroidis à l'eau sont équipés du raccord d'eau de refroidissement suivant :

- Pas de vis extérieur 3/4 pouce

Tab. 49 : Integral XT FC avec groupe frigorifique mono-étagé refroidi par air

Application	Unité	IN 550 XT FC	IN 750 XT FC
Capacité frigorifique à 20 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	5,00	7,00
10 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	4,80	7,00
0 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	4,60	5,40
-10 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	3,30	3,60
-20 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 4	kW	2,30	2,60
-30 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 4	kW	1,20	1,60
Évacuation de la chaleur de l'équipement frigorifique	---	Air	Air

Tab. 50 : Integral XTW FC avec groupe frigorifique mono-étagé refroidi à l'eau

Application	Unité	IN 550 XTW FC	IN 950 XTW FC	IN 1850 XTW FC
Capacité frigorifique à 20 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	5,80	9,50	20,00
10 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	5,80	8,50	15,00
0 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	5,40	6,20	11,50
-10 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	4,00	4,30	8,50

Application	Unité	IN 550 XTW FC	IN 950 XTW FC	IN 1850 XTW FC
-20 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 4	kW	2,60	3,00	6,10
-30 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 4	kW	1,45	1,70	3,60
Évacuation de la chaleur de l'équipement frigorifique	---	Eau	Eau	Eau
Température de l'eau de refroidissement minimale/maximale	°C	10/30	10/30	10/30
température d'eau de refroidissement recommandée	°C	15	15	15
Différence recommandée de pression d'eau de refroidissement	bar	3	3	3
Différence minimale de pression d'eau de refroidissement*	bar	0,8	0,8	0,8
Différence maximale de pression d'eau de refroidissement	bar	10	10	10
Consommation d'eau de refroidissement	L/min	8,0	20,0	26,0

* validée uniquement à une température d'eau de refroidissement maximale de 20 °C

Tab. 51 : Integral XTW FC avec groupe frigorifique bi-étagé refroidi à l'eau

Application	Unité	IN 590 XTW FC	IN 1590 XTW FC
Capacité frigorifique à 20 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	4,50	18,50
10 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	4,45	15,00
0 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	4,40	11,50
-10 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 8	kW	4,40	8,70
-20 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 4	kW	4,60	8,50
-30 °C et niveau de fonctionnement de la pompe 4	kW	4,60	8,50
Évacuation de la chaleur de l'équipement frigorifique	---	Eau	Eau
Température de l'eau de refroidissement minimale/maximale	°C	10/30	10/30
température d'eau de refroidissement recommandée	°C	15	15

Application	Unité	IN 590 XTW FC	IN 1590 XTW FC
Différence recommandée de pression d'eau de refroidissement	bar	3	3
Différence minimale de pression d'eau de refroidissement*	bar	0,8	0,8
Différence maximale de pression d'eau de refroidissement	bar	10	10
Consommation d'eau de refroidissement	L/min	15,8	26,0

* validée uniquement à une température d'eau de refroidissement maximale de 20 °C

13.5 Fluide frigorigène et poids de remplissage

L'appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.

Tab. 52 : Integral XT FC et Integral XTW FC avec groupe frigorifique mono-étagé

	Unité	IN 550 XT FC	IN 550 XTW FC	IN 750 XT FC
Fluide frigorigène	---	R-452A	R-452A	R-449A
Poids de remplissage maximal	kg	1,55	1,55	1,80
GWP _(100a) *	---	2140	2140	1397
Équivalent CO ₂	t	3,3	3,3	2,5

	Unité	IN 950 XTW FC	IN 1850 XTW FC	---
Fluide frigorigène	---	R-449A	R-449A	---
Poids de remplissage maximal	kg	1,80	2,30	---
GWP _(100a) *	---	1397	1397	---
Équivalent CO ₂	t	2,5	3,2	---

Tab. 53 : Integral XT FC et Integral XTW FC avec groupe frigorifique bi-étagé

	Unité	IN 590 XTW FC	IN 1590 XTW FC
Fluide frigorigène, premier étage	---	R-449A	R-449A
Poids de remplissage maximal, premier étage	kg	1,50	3,40
GWP _(100a) *	---	1397	1397
Équivalent CO ₂	t	2,1	4,7
Fluide frigorigène, deuxième étage	---	R-508B	R-508B
Poids de remplissage maximal, deuxième étage	kg	1,20	1,80

	Unité	IN 590 XTW FC	IN 1590 XTW FC
GWP _(100a) *	---	13400	13400
Équivalent CO ₂	t	16,1	24,1



Risque d'effet de serre (Global Warming Potential, GWP), voir CO₂ = 1,0

* Horizon de 100 ans - selon IPCC IV

14 Déclaration de conformité et certificats

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EG

Fabricant : LAUDA DR. R. WORSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen, Allemagne

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les machines décrites ci-dessous

Gamme de produits : intégral Numéro de série : de 5190000001

Modèles : IN 130 T, IN 150 XT, IN 230 T, IN 250 TW, IN 250 XTW, IN 280 XT, IN 280 XTW,
IN 530 T, IN 530 TW, IN 550 XT, IN 550 XTW, IN 590 XTW, IN 750 XT,
IN 950 XTW, IN 1030 T, IN 1330 TW, IN 1590 XTW, IN 1830 TW, IN 1850 XTW,
IN 2050 PW, IN 2360 XTW, IN 2560 PW

respectent toutes les dispositions pertinentes des Directives CE énumérées ci-dessous en raison de leur conception et de leur type de construction dans la version que nous avons mise sur le marché :

Directive relative aux machines	2006/42/CE
Directive CEM	2014/30/AE
Directive RoHS	2011/65/AE en relation avec (UE) 2015/863

Les équipements ne relèvent pas de la Directive relative aux Équipements sous pression 2014/68/EU, car la classification maximale de ces équipements est la catégorie 1 et ils relèvent de la Directive relatives aux Machines.

Les objectifs de protection de la Directive relatives aux machines en matière de sécurité électrique sont atteints conformément à l'annexe I, paragraphe 1.5.1, en conformité avec la directive « basse tension » 2014/35/UE.

Normes appliquées :

- EN ISO 12100:2010
- EN 61326-1:2013
- EN 61326-3-1:2017
- EN 378-2:2018
- EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
- EN 61010-2-010:2014

Représentant autorisé pour l'élaboration de la documentation technique :

Jürgen Dirscherl, directeur de la Recherche et du Développement

Lauda-Königshofen, 23.09.2021



Alexander Dinger, chef de la gestion de la qualité

Numéro du document : QSWA-QA13-011-FR Version 06

*FAHRENHEIT, *CELSIUS, *LAUDA.

Fig. 85 : Déclaration de conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EU

Fabricant : LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen, Allemagne

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les machines décrites ci-dessous

Gamme de produits : intégral Numéro de série : de S210000001

Modèles : IN 4 XTW, IN 8 XTW

respectent toutes les dispositions pertinentes des Directives CE énumérées ci-dessous en raison de leur conception et de leur type de construction dans la version que nous avons mise sur le marché :

Directive relative aux machines	2006/42/CE
Directive CEM	2014/30/UE
Directive RoHS	2011/65/UE en relation avec (UE) 2015/863

Les équipements ne relèvent pas de la Directive relative aux Équipements sous pression 2014/68/EU, car la classification maximale de ces équipements est la catégorie 1 et ils relèvent de la Directive relatives aux Machines.

Les objectifs de protection de la Directive relatives aux machines en matière de sécurité électrique sont atteints conformément à l'annexe I, paragraphe 1.5.1, en conformité avec la directive « basse tension » 2014/35/UE.

Normes harmonisées appliquées :

- EN ISO 12100:2010
- EN 61326-1:2013
- EN 61326-3-1:2017
- EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
- EN 61010-2-010:2014

Représentant autorisé pour l'élaboration de la documentation technique :

Jürgen Dirscherl, directeur de la Recherche et du Développement

Lauda-Königshofen, 05.11.2021


Alexander Dinger, chef de la gestion de la qualité

Fig. 86 : Déclaration de conformité

Le certificat n'est valable que pour les appareils dotés du marquage cTÜVus sur la plaque signalétique.



America

CERTIFICATE

No. U8 019054 0010 Rev. 00

Holder of Certificate: LAUDA
DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG
 Pfarrstraße 41/43
 97922 Lauda-Königshofen
 GERMANY

Certification Mark:



Product: Temperature controller
 Process Temperature Controllers

This product was voluntarily tested to the relevant safety requirements referenced on this certificate. It can be marked with the certification mark above. The mark must not be altered in any way. This product certification system operated by TÜV SÜD America Inc. most closely resembles system 3 as defined in ISO/IEC 17067. Certification is based on the TÜV SÜD "Testing and Certification Regulations". TÜV SÜD America Inc. is an OSHA recognized NRTL and a Standards Council of Canada accredited Certification body.

Test report no.: 713191528

Date, 2020-12-01

(Benedikt Pulver)



America

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICATE

No. U8 019054 0010 Rev. 00

Model(s): Integral Process Thermostat IN xxyy T* NRTL
 Integral Process Thermostat IN xxyy TW* NRTL
 Integral Process Thermostat IN xxyy XT* NRTL
 Integral Process Thermostat IN xxyy XTW* NRTL
 where :
 xx: cooling capacity in kW at 20°C (one or two sign)
 yy: minimum temperature
 Option
 * FC - with flow control unit

Tested according to: UL 1995:2018
 CSA C22.2 no. 236-15 Ed. 5th

Production Facility(ies): 019054

Parameters:

Rated voltage: Single phase supply
 208-220V; 1Ph AC; PE; N; 60Hz
 for type : 130T; 230T; 230TW; 150XT and 250XTW
 3 Ph. Supply
 460V; 3Ph / PE; 60Hz
 for type: 530T; 1030T; 530TW; 1330TW; 1830TW; 280XT;
 280XTW; 550XT; 550XTW; 590XTW; 750XT; 950XTW;
 1590XTW; 1850XTW

Rated frequency: 60 Hz

Rated current: 16A for type
 130T; 230T; 230TW; 150XT; 250XTW; 530T; 1030T; 530TW;
 280XT; 280XTW; 550XT; 550XTW; 590XTW; 750XT; 950XTW
 25A for type
 1030T; 1330TW; 1830TW; 1590XTW; 1850XTW

Protection class: IP 21

15 Schéma fonctionnel

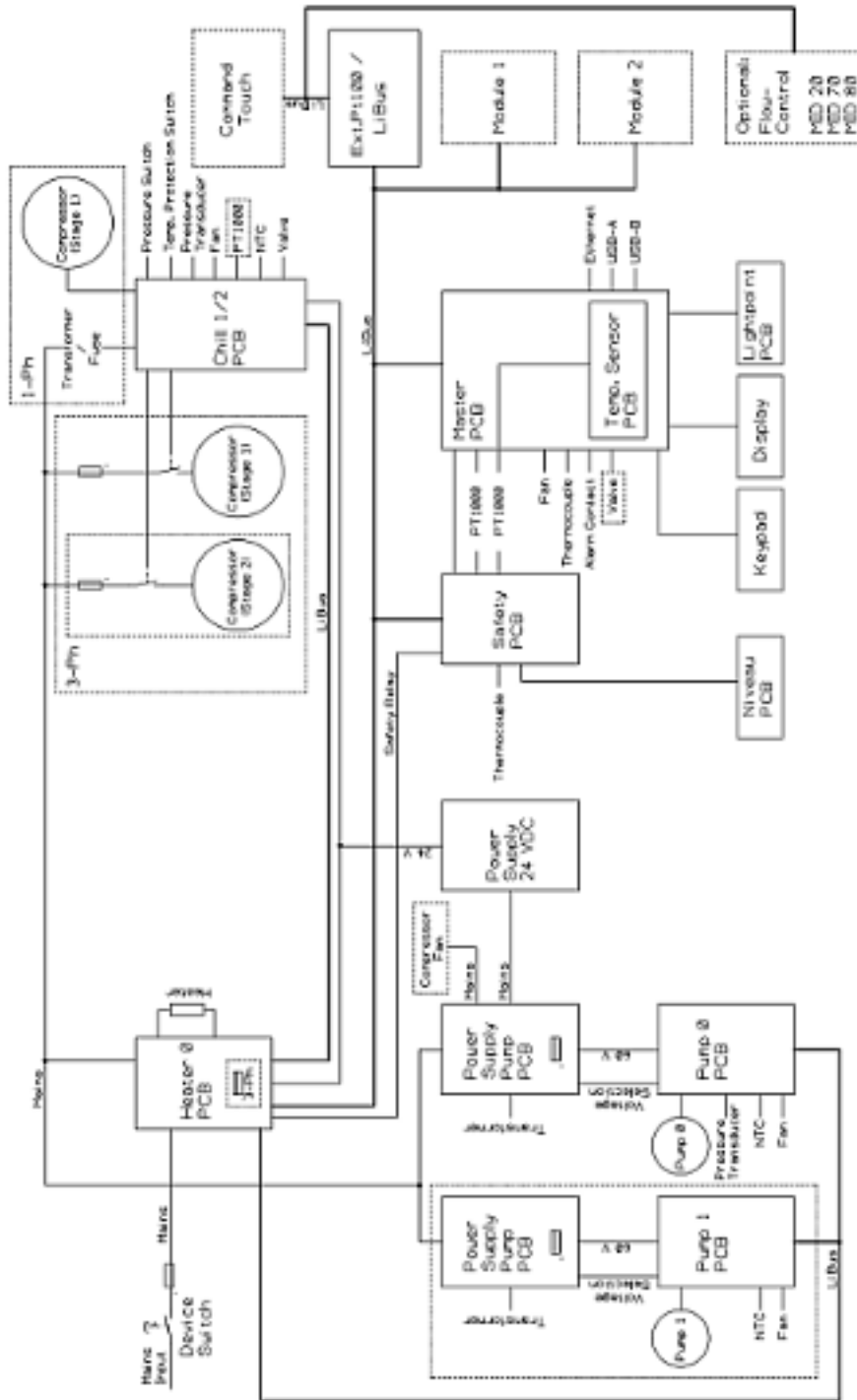


Fig. 87 : Schéma fonctionnel Integral XT avec régulateur de débit

16 Retour de marchandises et déclaration d'innocuité

Retour de marchandises

Vous souhaitez retourner à LAUDA un produit LAUDA que vous avez acheté ? Vous avez besoin d'une autorisation de LAUDA, prenant la forme d'une *Return Material Authorization (RMA, autorisation de retour de matériel)* ou d'un *numéro de dossier*, pour tout retour de marchandises en vue d'une réparation ou d'une réclamation par exemple. Notre service après-vente, joignable au +49 (0) 9343 503 350 ou par e-mail à service@lauda.de peut vous fournir ce numéro RMA.

Adresse de retour

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG

Laudaplatz 1

97922 Lauda-Königshofen

Allemagne/Germany

Marquez votre envoi de manière claire et visible avec le numéro RMA. En outre, veuillez y joindre la présente déclaration entièrement complétée.

Numéro RMA	Numéro de série du produit
Client/exploitant	Nom du contact
E-mail du contact	Téléphone du contact
Code postal	Localité
Numéro et rue	
Explications complémentaires	

Déclaration d'innocuité

Par la présente, le client/exploitant confirme que le produit envoyé sous le numéro RMA susmentionné a été vidé et nettoyé avec soin, que les connexions/raccordements existant(e)s ont, dans la mesure du possible, été fermé(e)s et qu'aucune substance explosive, comburante, dangereuse pour l'environnement, comportant un risque biologique, toxique ou radioactive ni aucune autre substance dangereuse ne se trouve sur le produit ou à l'intérieur de celui-ci.

Lieu, date	Nom en caractères d'imprimerie	Signature

17 Glossaire

Adresse IP (Internet Protocol Address)	Chaque appareil au sein d'un réseau de données nécessite une adresse afin de pouvoir être identifié de façon claire. C'est la seule manière de garantir que le flux de données arrive à l'appareil adéquat. Lorsqu'un site Internet est affiché à l'écran, le navigateur transmet toujours en même temps l'adresse IP de votre appareil. C'est la seule façon de garantir que le serveur Web connaisse la destination d'envoi du paquet de données souhaité. Le protocole IP est une norme réseau très répandue qui définit les informations à échanger.
Adresse IP locale	L'adresse IP locale est une adresse de l'interface Ethernet dans le réseau local. Cette adresse permet d'atteindre l'interface Ethernet dans le réseau local. Si le client DHCP est désactivé, l'adresse IP locale et le masque local doivent être configurés manuellement. Pour le paramétrage manuel, contactez d'abord votre propre service informatique.
Auto-IP	Auto-IP est une méthode normalisée dans le cadre de laquelle deux participants ou plus sont réunis sur une même configuration de réseau.
Client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Client)	Un client DHCP permet d'intégrer automatiquement l'interface Ethernet dans un réseau existant. Ainsi, l'intégration manuelle de l'interface au réseau existant n'est plus nécessaire.
Interface de processus	Sur un l'appareil de thermorégulation LAUDA, l'interface de processus est l'interface qui permet de commander ou de surveiller l'appareil de thermorégulation via Ethernet grâce au jeu d'instructions de l'interface LAUDA.
MAC (Media Access Control)	Media Access Control est une adresse matérielle pratiquement unique au monde qui permet d'identifier clairement l'appareil sur un réseau Ethernet.
Masque local	Les masques locaux (de sous-réseau) sont employés pour adapter l'adressage en classe fixe des adresses IP en réseaux et ordinateurs de manière flexible aux spécificités réelles.
NTP (Network Time Protocol)	Network Time Protocol est une norme de synchronisation de l'heure et de la date sur les réseaux.
Passerelle	Une passerelle permet de relier entre eux différents réseaux. Une adresse IP est attribuée et permet d'atteindre une passerelle dans le réseau local.
Port	On entend par port un numéro qui est utilisé pour l'établissement d'une connexion entre deux participants à un réseau. Le port fait partie de l'adresse réseau. Le port pour l'interface Ethernet peut être utilisé sur la plage des « ports dynamiques » autorisée. Celle-ci est comprise entre 49152 et 65535.
Serveur DNS (Domain Name Service Server)	Le Domain Name Service est une base de données dans laquelle sont essentiellement enregistrées des informations concernant les noms et adresses IP des ordinateurs. Un serveur DNS permet par exemple d'affecter une adresse Web ou URL (Uniform Resource Locator) à une adresse IP. L'adresse IP du serveur DNS est indiquée à l'interface Ethernet qui est disponible sur le réseau raccordé.
TCP (Transmission Control Protocol)	Ce protocole réseau définit de quelle manière les données doivent être échangées entre les divers composants du réseau.
Version IP	Fournit des renseignements sur la norme Internet : IPv4 ou IPv6.

Un exemple connu d'adresse IP est 192.168.0.1. Cette adresse est construite selon la norme IPv4 : Quatre chiffres sur une plage comprise entre 0 et 255 ; chaque chiffre étant séparé du suivant par un point. Ce système ne permet toutefois de créer qu'un nombre limité de combinaisons.

C'est la raison pour laquelle il existe des adresses IP construites selon la norme dans la version 6 (IPv6). Elles sont identifiables au fait qu'elles se composent de huit blocs de chiffres qui contiennent également des lettres, comme dans l'exemple suivant : fe80:0010:0000:0000:0000:0000:0000:0001. Comme cela semble vraiment complexe, il est possible de remplacer une longue chaîne de zéros par deux points. L'adresse IPv6 dans cet exemple prendrait alors l'apparence suivante dans sa forme abrégée : fe80:0010::1.

18 Index

A	
Accessoires	151
De série	21
Interfaces	151
Affichage	
Valeurs de la température	99
Afficher numéro de série (appareil)	106
Alarme	139
Codes	141
Description	139
Année de fabrication	24
Appareil	
Affichage du numéro de série	106
Déballage	21
Décontamination	133
Élimination (emballage)	149
Élimination (fluide frigorigène)	149
Installation	29
Lire la mémoire	104
Mise en marche	59
Nettoyer	133
Nettoyer le condenseur (refroidi par air)	133
Questionner les données	105
Remplir	74
Structure	22
Vidange	145
Application	
externe	32
Arrêt	82
Avertissement	139
Description	139
B	
Barre d'état (écran)	61
Barre de touches programmables (écran)	61
By-pass	
interne	78
C	
Calibrage (température réelle)	
Spécifier	101
Calibration en usine	101
Calibration usine	101
Certificat	
CA	121
Téléchargement	121
Chauffage	
Limitation	97
Circuit d'eau réfrigérante	
vidanger	135, 148
Classe d'émissions	10
Cloud	123
Code	
Alarmes	141
Coefficient d'amplification	91
Compensation (température réelle)	
Calibrage	101
Configurer la sortie des alarmes	40
Consigne de sécurité	7
Contact	152
Contrôler	
Liquide caloporteur	137
Protection contre les niveaux trop bas	137
Protection contre les surchauffes	136
Tmax	136
Cookies	121
Copyright	152
Correction de temps morts	95
Coupe de courant	99
Coupe du secteur	99
Craquage	95
Créneau horaire	47
Cycle d'adaptation	92
D	
Déballage	21

Défaut	
Description	139
Dégazage	
automatique	77
Mode	77
Démarrage	
Segment	109
Démarrage automatique	
Activer	99
Désactiver	99
Détartrage	135
Détermination de la langue (écran)	100
Détermination de la langue de menu	100
DIN EN 378-1	12
Droit de propriété industrielle	152
Droits d'écriture	116
Droits de lecture	116
E	
Eau de refroidissement	
Exigences	36
Instructions de raccordement	38
Pression	38
Température	38
Écran	99
Barre d'état (structure)	61
Barre de touches programmables	61
Fenêtre de base (structure)	61
Température réelle	61
Élimination	
Liquide	150
Emballage	
Mise au rebut	149
Équipement de protection (individuel, récapitulatif)	13
Équipement de protection individuel (récapitulatif)	13
Équivalent CO2	163
Erreur	139
Lecture de la mémoire	104
Établir l'alimentation électrique	58
Établir le raccordement secteur	58
Ethernet	
Réglage	41
F	
Fenêtre de base	
ARRÊTER	61
DÉMARRER	61
Structure	61
Fenêtre de saisie	
Saisir une valeur	66
Sélectionner des options	66
Structure	66
Flexible	30
Fluide	69
Fluide frigorigène	
fluoré	12
Poids de remplissage	163
Quantité de remplissage	163
Fonction Keep Alive	116
Fonctions de l'interface	
Instructions d'écriture	53
Instructions de lecture	48
Fuseau horaire	114
G	
Garantie	152
Grandeur de régulation	
activer	92
Graphique	
Fenêtre (structure)	67
Groupe frigorifique	
bi-étagé	161, 163
mono-étagé	160, 162
Réglage	97
Groupe frigorifique bi-étagé	163
Groupe frigorifique mono-étagé	162
GWP	163
H	
HyperTerminal	44
I	
ID	121
Immunité aux interférences	10

Installation	
Appareil	29
Instructions de lecture	48
Interface	39
Interfaces	
Accessoires	151
IP	121
K	
Kpe	91
L	
LAUDA.LIVE	
Accès	123
Cloud	123
Limitation	
Chauffage	97
Limitation de la grandeur de correction	87, 91
Limite correction	91
Liquide	
Élimination	150
Liquide caloporteur	
Contrôler	137
Élimination	150
Enlever	145
Remplacement	146
Lire la mémoire (erreurs).	104
M	
Maintenance	
Intervalles	132
Messages d'erreur	56
MID	95
Mise au rebut	
Emballage	149
Fluide frigorigène	149
Mise au rebut du fluide frigorigène	149
Mise en marche	59, 81
modifier	
Signaux sonores	98
Moteur triphasé	
Sens de rotation	58
N	
Nettoyer	133
Nuage	123
Numéro de série	24, 121
O	
Observateur	116
Opérateur	116
Optimisation du programme	
Explication	107
Organe d'étranglement	78
OUT	
Contact	40
P	
Panne	139
Paramètres de réglage	
Ajuster	92
Définir la limitation de la grandeur de correction	91
Paramètres externes (aperçu)	91
Paramètres de régulation	
Paramètres internes (récapitulatif)	90
Paramètres usine	
Refroidissement	97
Rétablir	103, 104
Plage proportionnelle	87, 90, 91
Point de coupure en cas de surchauffe	
Réglage	70
Point lumineux	60
Pompe	
Réglage du niveau	78
Réglage du niveau de puissance	78
Réglage du niveau de puissance du débit	78
Programme	
Créer	112
Exemple	107
Modifier	112
Programme de terminal	44
Prop_E	91
Protection contre les niveaux trop bas	
Contrôler	137
Définition	15

Protection contre les surchauffes	
Définition	14
Puissance de chauffe	
diminuer	95
Q	
Qualification du personnel (aperçu)	13
Questionner les données de configuration (appareil)	105
R	
Raccordement d'une application externe	32
Refroidi par air	
Nettoyer le condenseur	133
Refroidissement	
sans chauffage	97
Réglage	
Débit	82
Réglage de l'heure	114
Réglage de l'intensité (Sign. Sonore)	98
Réglage de la consommation de courant	100
Réglage de la luminosité de l'écran	99
Régler la luminosité (écran)	99
Régulateur de débit	95
Régulation	
Détermination de la limitation du contrôleur	95
Régulation de pression	78
Régulation externe	
Détermination de la compensation du point de consigne	94
Remplacement	
Liquide caloporteur	146
Remplir	74
S	
Safe Mode	
activé	125
activer	125
Saisie	
Température	66
Segment	
Démarrage	109
Segments	112
Service après-vente	152
Seuils (température)	
régler	70
Signal sonore (réglage)	98
Structure	
Appareil	22
Symbole	
Nuage	123
T	
Td	87, 90
Tde	91
Température	
saisir	66
Température maximale	136
Température réelle (écran)	61
Températures limites	
régler	70
Temps d'action dérivée	87, 90, 91
Temps d'amortissement	87, 90, 91
Temps de compensation	87, 91
Temps de dosage d'intégration	90
Tih, Til	70
Til, Tih	70
Tmax	
Contrôler	136
Réglage	70
TmaxTank	70
Tn	87, 90
Tne	91
Tuyau métallique ondulé flexible	30
Tv	87, 90
Tve	91
U	
USB	27
Utilisation abusive	11
utilisation conforme	11
V	
Verrouillage des fonctions d'entrée	119
Verrouillage des touches de commande	119
Verrouiller	
Touches	119

Version (logiciel)	106
Version du logiciel	106
Version HW	106
Vidange	
Appareil	145
Circuit d'eau réfrigérante	135, 148
X	
Xp	87, 90
Xpf	91

LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 ° 97922 Lauda-Königshofen ° Allemagne
Tel.: +49 (0)9343 503-0 ° Fax: +49 (0)9343 503-222
Courriel : info@lauda.de ° Internet : <https://www.lauda.de>